


取扱説明書
Instruction Manual

ピュアスペース01
PURESPACE 01

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、
末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
また、お読み頂きました後も大切に保管してください。

外観図

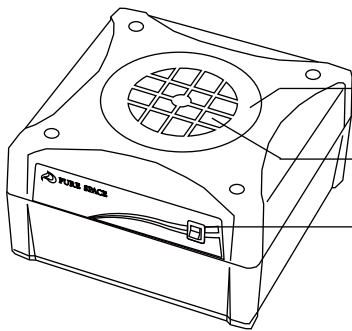

各部名称

プレフィルターカバー

プレフィルター

電源スイッチ

重要注意事項

本製品は、人命に関わる設備や機器、および高い信頼性や安全性を必要とする設備や機器（医療関係、航空宇宙関係、輸送関係、原子力関係等）への組み込みは考慮されておりません。
これらの設備や機器で本製品を使用したことにより人身事故や財産損害が発生しても、当社は一切の責任を負いません。

△ 注意 取扱いを誤ると、人身事故・製品の破損の原因となることがあります。

- 本機は精密電子製品です。強い衝撃を与えたり、過酷な環境に設置したりしないでください。
- 本機は防水構造ではありません。直接雨、雪がかからない場所で使用してください。
- 結露の起こる場所、急激な温度変化のあるところ、油煙や湯気の直接当たる場所、直射日光の当たる場所、仕様外温度となるところ（本機の設置環境は＋5～40℃です）では使用しないでください。
- フィルタ交換以外で製品を分解・改造を行わないでください。
- 煙が出ている、変なにおいがするなど、異常なときは使用しないでください。そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。すぐに、周りに燃え移らない場所へ移動させ、安全を確認した後、電源コンセントを本体から抜き、修理をご依頼ください。
- 高さが2m以上での高所の作業時は安全確保のための装備を必ず行ってください。
- プレフィルターを外したまま運転を行わないでください。指を巻き込まれる恐れがあります。
- 本体の上に乗ったり、物を載せたりしないでください。故障・破損の原因になります。
- 長期間ご使用にならない場合は、安全のため電源からコンセントを抜いてください。
- 定格電圧（AC100V）以外で使用しないでください。
- ほこり、ちり、鉄粉などが多い場所には設置しないでください。

ピュアスペース01の種類について

ピュアスペース01にはフィルタ・風量の違いにより下記のバリエーションがあります。
用途に合わせてご選定ください。 なお、取扱説明書については本書が共通となります。

	ピュアスペース本体	交換用フィルタ
商 品 内 容	型 番（コード）	型 番（コード）
HEPA フィルタ	PS01-A (1-7883-01)	PS01-F (1-7883-11)
殺菌・酵素HEPA フィルタ	PS01-V (1-7883-03)	PS01-VF (1-7883-13)
ULPA フィルタ＊	PS01-U (1-7883-04)	PS01-UF (1-7883-14)
PTFE ボロンフリー＊	PS01-B (1-7883-05)	PS01-BF (1-7883-15)
ケミカルフィルタ（有機ガス用）	PS01-CY (1-7883-06)	PS01-CYF (1-7883-16)
ケミカルフィルタ（酸性ガス用）	PS01-CS (1-7883-07)	PS01-CSF (1-7883-17)
ケミカルフィルタ（アルカリガス用）	PS01-CA (1-7883-08)	PS01-CAF (1-7883-18)
繊維活性炭フィルタ		(3-2021-11)
プレフィルタ（全機種共通）		PS01-PF (1-7883-12)

※ご使用中のフィルタ種類を変更される場合は、弊社設備グループまでお問合せください。

ピュアスペースの設置方法

1 ブースにFFUの取り付け穴加工を行ってください。（160×160mm）


2 吹き出し口の周囲と、取り付け側フードの穴の周囲に、油分・水分・ゴミなどが付着していない状態にしてください。

3 付属の両面テープを、吹き出し口のまわりに貼ってください。この時、両面テープの継ぎ目に、隙間ができないようにしてください。

4 操作スイッチを前側にして、相手側の穴と、吹き出し口が合うように貼り合わせてください。


5 背面に100Vコンセントをつないでください。（上下に注意）

6 前面の電源スイッチを入れて作動させます。
フィルタの取り付け口から空気がもれていないことを確認してください。

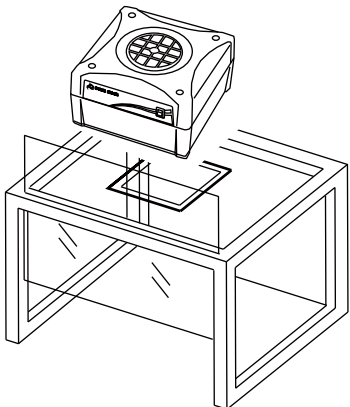

プレフィルターの清掃・交換、フィルタの交換について


- 1 フィルタおよびプレフィルターは下図を参考にして清掃・交換を行ってください。
- 2 プレフィルターはプレフィルターカバーを回しながら外してください。エアーガン等でエアーを吹き付けてホコリを飛ばすか、掃除機などで吸引してください。汚れのひどい時は、水洗いし、充分乾燥させてから使用してください。
- 3 水洗いによる再生は汚れ度合いにもよりますが、2～3回が限度です。それ以上を超えますと、プレフィルターの劣化により微塵が発生し、フィルタが目詰まりを起こすことがあります。
- 4 フィルタを交換するときは下から4本のネジを回してカバーを取り外してください。フィルタには方向があります。黒いパッキンが上になるように固定してください。
- 5 フィルタは通常の使用環境で1年に一回の交換を推奨いたします。

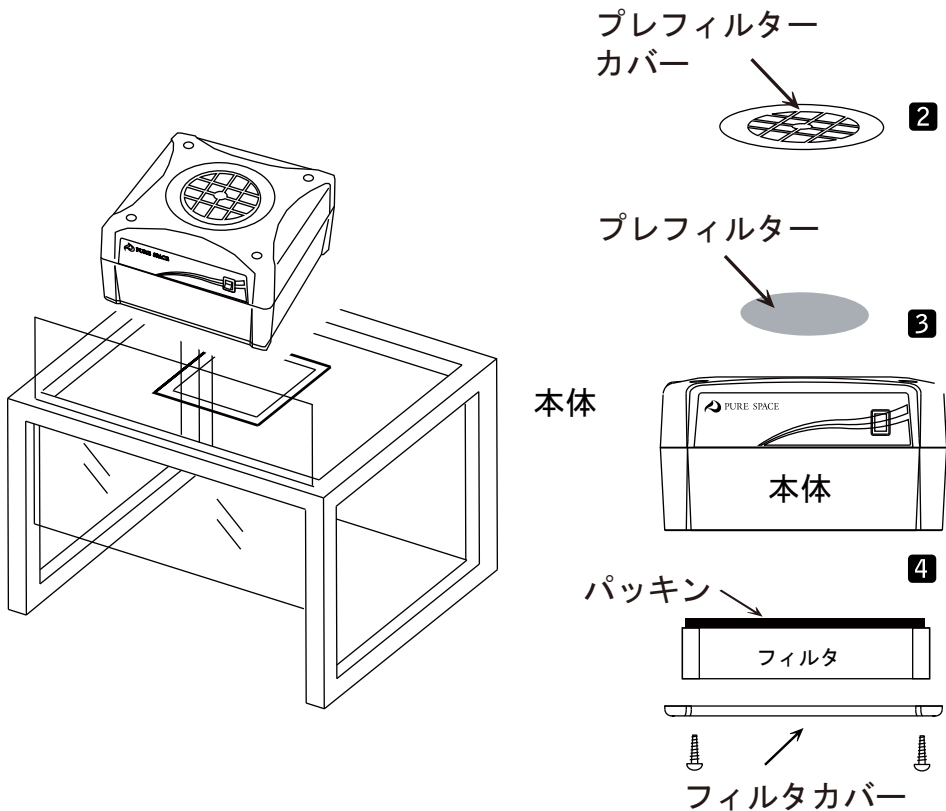

製品共通仕様（付属フィルタについては”ピュアスペース01の種類について”を参照下さい）

- 風量：約1m3/min（0.7m3/min＊）
- 風速：約0.5m/s（0.35m/s＊）
- 本体サイズ：260×260×149mm
- フィルタサイズ：200×200×50mm
- 重量：約3.2kg
- 電源コード長：1.8m
- 本体材質：ABS樹脂
- ファンモータ：ACモータ
- 電源：AC100V 50/60Hz 36/38W（50/60Hz 52/49W＊）

＊（）内風速、風量はULPA、PTFEボロンフリー使用時モーター特性により消費電力が逆転します。

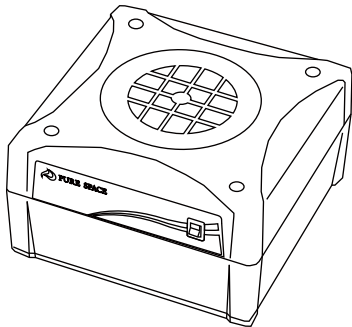

取扱説明書 第3版2014年1月改訂

■商品についてのお問い合わせは

アズワン株式会社
カスタマー相談センター

フリーダイヤル ☎ 0120-700-875
FAX 0120-700-763

問い合わせ専用URL <http://help.as-1.co.jp/q>

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。