

RS-2
INSTRUCTION
MANUAL


▲アズワン株式会社

使用説明書

INSTRUCTION MANUAL

ロータリーシェーカー ROTARY SHAKER RS-2

各部の名称

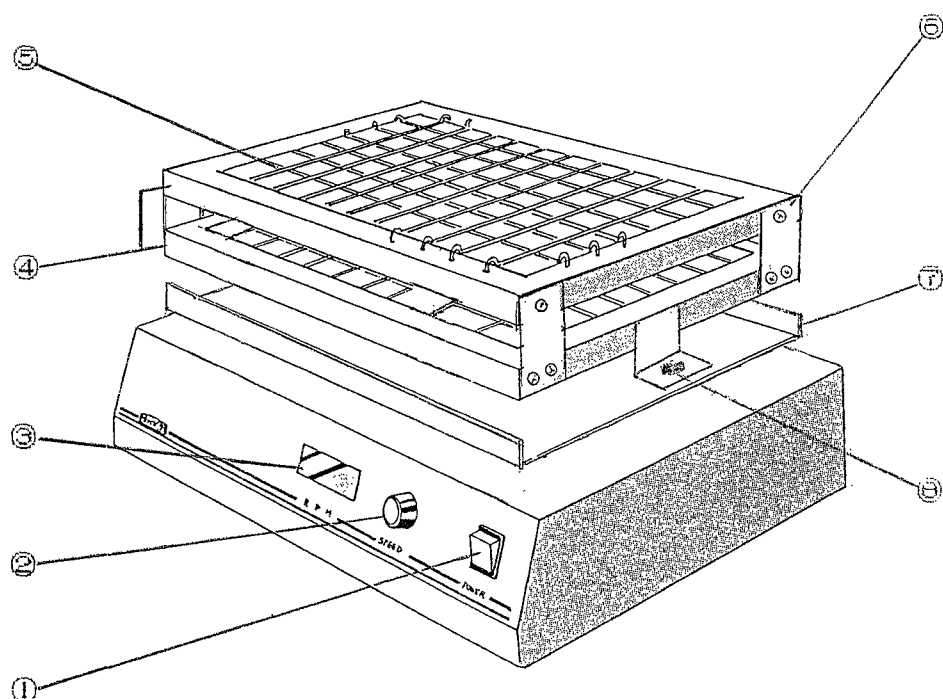

①パワースイッチ

④標準振盪台

⑦ ベース板

②回転数調節ツマミ

⑤スプリングネット

⑧ 振盪台固定ビス

③回転計

⑥ ラック固定板

設置場所

設置には水平な場所を選び、水、油、溶剤などの影響の無い場所又振動を嫌う精密機器の近くや、ラックの旋回運動の妨げとならないよう適当な間隔を保って設置して下さい。

運 転 操 作 方 法

（１）振盪台（スプリングネット）の調節

使用する容器に合わせて振とう台、スプリングの間隔を調節します。
スプリングは簡単に取り外せますので必要に応じて調節してください。

（２）容器の取付け

容器を振盪台に取り付けます。この時確実に固定されたことを確認して下さい。

（３）電源コードの接続

パワースイッチ が「OFF」の位置にあることを確認します。
本体背面の３Ｐ接地付コードをコンセントに確実に接続します。

（４）振盪運動作動確認

回転数調節つまみを反時計方向いっぱい位置にしてください。
パワースイッチを「ON」にします。（表示ランプが点灯します。）
回転数調節つまみを回転させて強弱を確認します。（時計方向に回転すると強められます。）
確認が終了しましたら回転数調節つまみを反時計方向いっぱいに回してパワースイッチを「OFF」にして下さい。
この作動確認で異常が見当たらないようでしたら、お客様の用途に合わせて御使用下さい。

（５）運転終了、中止

運転を終了、中止したい場合、回転数調節つまみを反時計方向に回しパワースイッチ を「OFF」にします。長時間運転を中止する場合には電源コードをコンセントから外すようにして下さい。

仕 様

振とう方式	・・・・・・・・・・	旋回振盪式
振 盪 半 径	・・・・・・・・・・	10mm
振 盪 速 度	・・・・・・・・・・	20～200回/min
振盪回転制御	・・・・・・・・・・	FGによるPWM制御
振盪回転数表示	・・・・・・・・・・	デジタル回転計表示
標準振盪台寸法	・・・・・・・・・・	300Wmm×210Dmm
標準振盪台形状	・・・・・・・・・・	スプリングラック１段、可変式 スプリングネットピッチ20mm スプリング着脱可能
標準振盪台材質	・・・・・・・・・・	SUS304
本 体 寸 法	・・・・・・・・・・	330W×260D×160Hmm
電 源 容 量	・・・・・・・・・・	AC100V 0.5A