

取扱説明書

Instruction Manual

マイクロピペットスタンド (ツインアクション)

NIPS-TA5

お買い上げ誠にありがとうございます。

取り扱い説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

使用上のご注意

<取扱注意事項>

誤った取扱いをすると商品の破損やけがをする可能性がありますので下記注意事項を必ず守ってお使いください。

- ・本来の目的以外のご使用はしないでください。
- ・商品を分解、改造はしないでください。
- ・水平で安定したところに置いてください。
- ・スタンド仕様時はガイドバーはしっかりとロックポイントに入っていることを確認してください。
- ・波型のピペット保持部の径より大きなものを押し込んだり圧力を掛けたりしないでください。
- ・上に重量物を置いたりしないでください。
- ・扱いは丁寧に、物にぶついたりしないようにしてください。

<特長>


- ・ステンレス製でオートクレーブ可能です。
- ・スタンド／フラットの2通りの使いかたができます。

<仕様>


- ・材質：SUS304
- ・サイズ：W301 × D305 (318) × H93 (286) 単位 mm
() はスタンド仕様
- ・重量：750 g

製品各部の名称と操作方法

<フラット仕様>

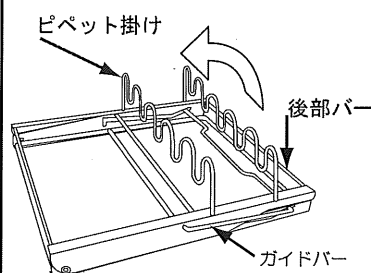

<スタンド仕様>

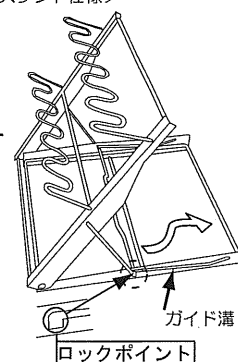

1 スタンド仕様にする場合

- ・図の後部横バーを持ちながら引き上げます。
- ・ガイドバーがガイド溝のロックポイントに収まるように固定してください。

2 フラット仕様にする場合

- ・ガイドバーをロックポイントからはずしフリーにします。
- ・後部バーを押下げフラットな位置になるまで倒して完了です。

⚠ フラット仕様にする場合は指を挟まないように注意してください。

2010年6月初版

⚠ 注意



・クレンザー（磨き粉）、シンナー、灯油、酸等、及びこれに類するものは、絶対に使用しないでください。



アズワン株式会社

商品に関するお問い合わせは
カスタマー相談センター

フリーダイヤル > 0120-700-875

> FAX 0120-700-763

問合せ専用URL > <http://help.as-1.co.jp/q>

受付時間：午前9時～12時、午後1時～午後5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません