


本装置をお買い上げいただきまして、誠に有難うございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上末永くご愛用下さい。

＜各部の名称＞

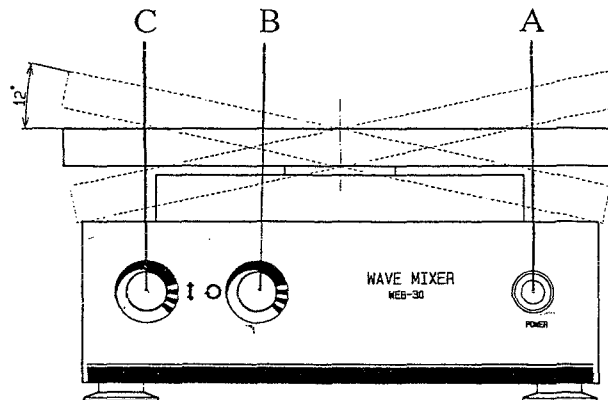

A. パワースッチ

B. スピードボリューム

C. ウェーブ角度設定

＜操作手順＞

1. 設置場所

設置場所は机等の平で凹凸の無い平面に置いて下さい。

2. ACコードの接続

ACコードを接続する際は、パワースイッチが『OFF』、スピードボリュームは『最少』の位置で有ることを確認して下さい。

3. 容器のセット

容器を振盪台にセットする場合、出来るだけセンターにセットして下さい。

4. 運転開始

はじめに、スピードとウェーブ角度は、最小の位置から運転して下さい。スピードやウェーブ角度が必要以上大きい設定で運転しますと、容器から試料が飛び出す場合がありますので充分注意して設定して下さい。

5. 運転の終了・中止

運転を終了・中止したい場合は、パワースイッチを『OFF』にします。長時間運転を中止する場合にはACコードをコンセントから外すようにして下さい。

＜仕 様＞

スピード	・ ・ 0～120rpm無断可変式	傾斜角度	・ ・ 1° ～12° 無断可変式
振盪台寸法	・ ・ 300×300mm	最大荷重	・ ・ 8Kg
本体外寸法	・ ・ 300×300×180mmH	装置重量	・ ・ 約8Kg
電 源	・ ・ AC100V 3A		

アズワン株式会社

カスタマー相談センター

フリーダイヤル ☎ 0120-700-875

FAX 0120-700-763

受付時間 午前9時～12時、午後1時～5時30分

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません