

取扱説明書

UT廃液回収ユニット

HKY-1 (1-4012-01)

HKY-2 (1-4012-02)

▲アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは
カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-700-875

FAX 0120-700-763

問い合わせ専用URL <http://help.as-1.co.jp/q>

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

2008年 10月 第1版作成

▲アズワン株式会社

この度は当社製品のUT廃液回収ユニットシリーズをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。より安全に、また良好な状態でご使用いただくために、この取扱説明書をご精読頂き正しくお使いください。なお、機構及び仕様等は予告なく変更することがあります。その際には、本書の内容と一部異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

- ・取扱説明書をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。
- ・お使いになっている製品を譲渡されたり、貸与されるときには、新しく所有者となられる方が、安全な正しい使い方をされるために、この取扱説明書を製品本体の目立つところに添付して下さい。

○商品特徴

- ・安心の耐震設計です。
- ・耐薬性・耐久性に優れたステンレス廃液回収ユニットです。
- ・テーブル下に収納することを前提として使い勝手を追求しております。
- ・上部スライド扉を採用することによって、スムーズに廃液を回収できるようになりました。
- ・付属の金具で床面へ固定する事ができます。
- ・内部のカートは、キャスターで容易に移動できます。
- ・正面扉はシリンダー錠付きで、セキュリティ性を向上させました。

○ 安全にお使いいただくために

 屋内使用	① この薬品庫は屋内での使用を前提に設計されております。 屋外でのご使用は避けて下さい。
 床固定	② 地震などで廃液回収ユニットが倒れる場合があります。 必ずアンカーボルトなどで床への固定を行って下さい。 アンカーボルトは床材質に合ったものをお選び下さい。 研究室の床は防水加工されている場合がありますので、床固定に
 設置注意	③ 設置する際は、必ず二人以上で作業を行って下さい。また周囲の状況にも十分に注意して下さい。
 改造禁止	④ この廃液回収ユニットは剛性を重視して製作されております。 強度を損なうような改造は行わないで下さい。
 常温使用	⑤ 極度に高温や高湿度、また低温になる場所では使用しないで下さい。 冬期は室内が非常に乾燥する場合があります。 静電気の発生には十分ご注意下さい。

○ メンテナンスについて

末永くお使いいただくために下記の項目をお守り下さい。

- 本器には主材料としてステンレス（SUS430）を使用しておりますが、薬品によってはさび等が発生する恐れがあります。溶液の回収の際にはロート及び廃液タンク以外に液だれの無いことを確認して下さい。庫内に液だれが付着した際には速やかにふき取って下さい。
- 廃液回収ユニットの製品ナンバーはベースの右側奥に貼り付けられております。製品に関するお問い合わせは製品ナンバーもあわせてご連絡下さい。
- 廃液回収には保管者、管理責任者を決め、鍵の有無、使用状態、薬品の使用量などの履歴を取られることをおすすめいたします。

製品ナンバー控え（購入時に書き込んで下さい。）



鍵を紛失された場合には

購入年月日、左記製品ナンバーをお控えの上
お買いあげの販売代理店、もしくは当社営業所までご連絡下さい。

 警告	⑥ 本商品はステンレス製ですが一部その他の金属および樹脂部品を使用しております。 ご使用の際はこれらの耐薬性能をご確認の上、接液部（ロート及び廃液タンク）以外へ溶液がかからないようにご注意ください。 本商品は密閉構造ではありません。揮発性の溶剤はご使用にならないで下さい。
---	--

○ 各部品の主材料

