

取扱説明書

デシケーター床固定具 樹脂用

お買い上げ有り難うございます。

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠に有り難うございます。

本製品をより安全に、また、良好な状態でご使用いただくために、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

また、製品を末永くご使用いただくために、この「取扱説明書」は大切に保管してください。

本品を譲渡・貸与される時には、新しい使用者が安全な正しい使い方を知るために、この取扱い説明書を、製品本体と共に必ずお渡しください。

 **アズワン株式会社**

<設置上の安全に関する注意>

製品の設置にあたっては、安全な使用と製品の機能を十分に発揮させるため、次の項目をよくお読みの上、適切な場所をお選びください。

警告





- ・水平で安定したところに固定して下さい。不安定なところに設置すると本体が転倒したり、収納物が、転倒、落下する恐れがあります。また、平坦で頑丈な床に固定してください。
- ・アンカーボルトは床の構造や材質などの条件に合ったものを選定してください。条件に合わないものを使用しますと、外れてしまう恐れがあります。
- ・水が掛からないところに設置してください。水が掛かると設置しますと固定金具が腐食し破損する恐れがあります。

<取付け方法>

1.本体を準備します。



〔必ず棚板や収納物は取り除いた状態で作業を行なってください。〕

3.固定金具を本体に取付けます。

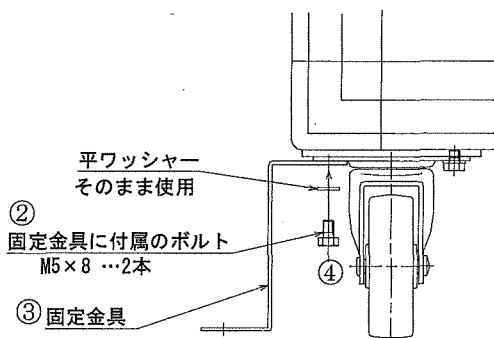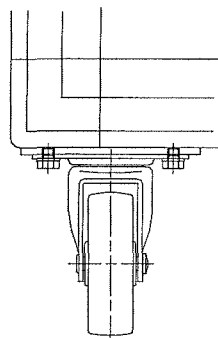

2.周りの安全を確認してから下記の作業を行ないます。

4.床にアンカーボルト（別売り）で固定します。

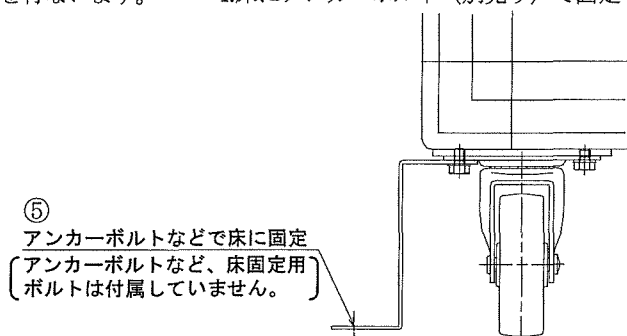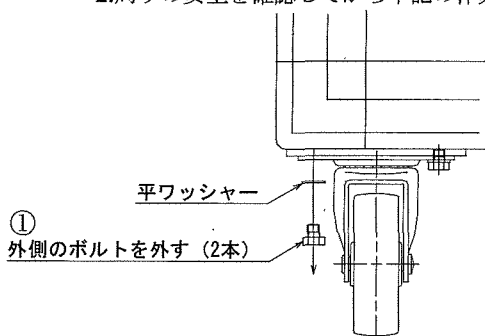

※注意：作業を行う場合は安全に十分に配慮して行ってください。無理な取付け作業は絶対におやめください。

- ① キャスター取付けビスを外します。（外側のビスのみ2本ずつ）
- ② 固定金具に付属されている六角ボルト(M5×8)で固定金具を固定します。※平ワッシャーはそのまま使用します。
- ③ キャスター4ヵ所とも同様に固定金具を取付けます。
- ④ 固定金具が確実に取り付けられていることを確認します。（ボルトを増し締めしてみる）
- ⑤ アンカーボルトなどで床に固定します。※床の構造や材質などの条件に合ったアンカーボルトを選定してください。床に合わないアンカーボルトを使用すると外れてしまう恐れがあります。

アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは
カスタマー相談センター

フリーダイヤル ☎ 0120-700-875
FAX 0120-700-763

問い合わせ専用URL <http://help.as-1.co.jp/q>

受付時間:午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。