

<セットアップ>

1. ON/TARE を1回押すとスイッチが入り 88.8.8.8の表示を経て 0.0 になる

<カリブレーション>

1. スイッチを入れる
2. CAL を数秒間押し
3. 200.0 表示がフラッシュしたらキーを離し
4. OFF を押すと CAL 0 表示になる
5. 200g分銅をのせ CAL F 表示になるまで待つ
6. 分銅を降ろすと 0.0 表示に戻ってカリブレーションは完了

<計 量>

1. ON/TARE を押し 0.0 表示になるのを待つ
2. 量りたいものをのせて値が定まるまで5-8秒待ち 小数点1位まで読む

<風袋除去機能>

1. 計量の手順に従って空の容器の重さを求める
2. 空の容器をのせたまま ON/TARE を1回押すと 0.0 表示に戻り
左上角に ▲ サインが現れる
3. 容器に量りたいものを入れると 風袋を除いた正味の重量のみが表示される
4. 風袋込みの重量を求める場合は ON/TARE を1回押すと総量が表示される

<ゼロ機能>

1. ZERO を押せば いつでも表示はゼロになる


<注 意>

1. この天秤の使用は9VのACアダプターをお薦め致します。アルカリ乾電池の場合、オートオフ機能はないので不使用时は必ずOFFを押して電源を切ってください。
2. LO表示は電池切れです。乾電池の電圧が8Vに下がると表示致します。

UNIVERSAL AC/DC • ADAPTOR

このACアダプターは、1.5、3、4.5、6、7.5、9、12 V の可変式になっていますので339-00の電子天秤に接続の場合は、次の図の様に設定して下さい。

VOLT CHANGE を9 V に設定

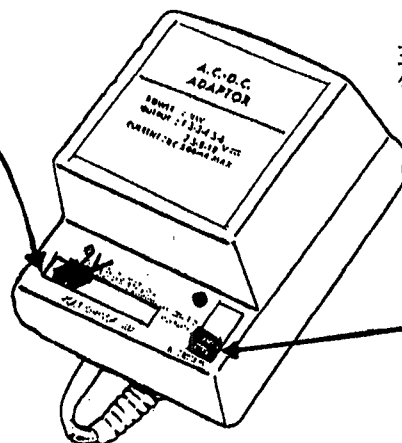


表側

POLARITY を下側に設定


(接続が正しい時、左上の電球が点灯)

裏側

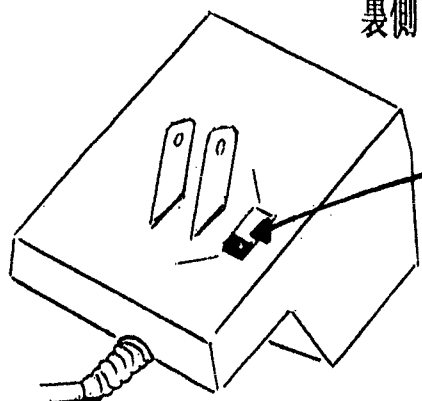

コンセントの電源に設定

プラグ

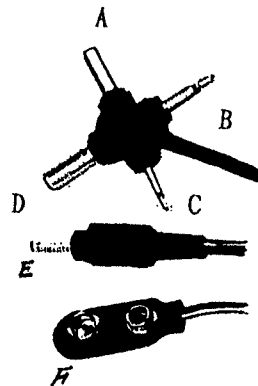

A のプラグに接続