


1-4/30-0/
1-4/31-0/
1-4/32-0/

取扱説明書 マグネチックスターラー HS-30D・HS-50D HS-50E

この度は弊社製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使い頂くために、ご使用前には必ず取扱説明書をお読み下さい。
また、お読み頂きました後も大切に保管して下さい。

製品概要

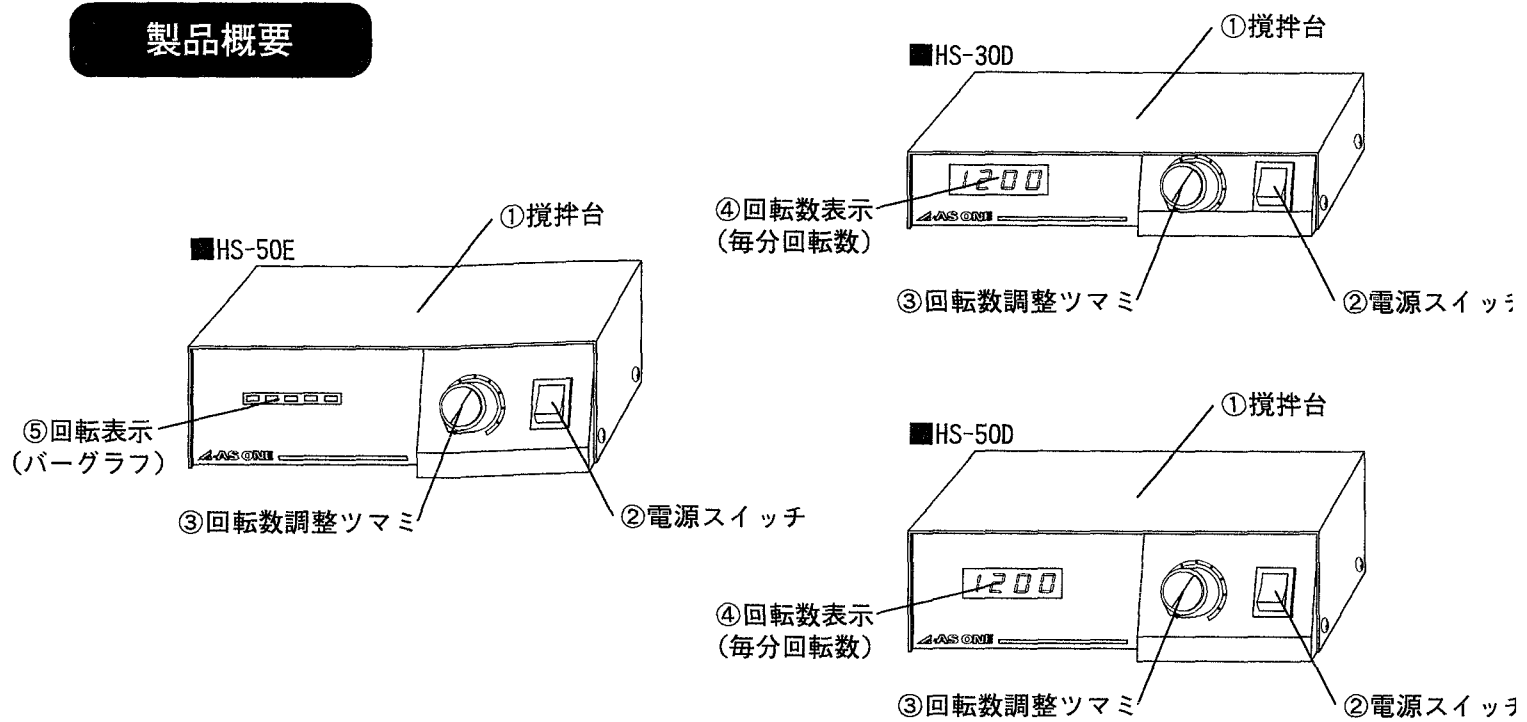

使用方法

- ②電源スイッチがOFF位置になっている事を確認して、電源プラグをコンセントに差し込んで下さい。
- ③回転数調整ツマミをL位置にしてから、②電源スイッチを入れて下さい。
- 回転子を入れた攪拌容器を、①攪拌台の中央に乗せて下さい。
- ③回転数調整ツマミを徐々に右に回して、任意の回転数まで上げて下さい。
- 攪拌が終了しましたら、②電源スイッチを切るか、③回転数調整ツマミをL位置にして、攪拌容器内の回転子が停止してから、乗せた攪拌容器を①攪拌台から取って下さい。
- ご使用後は、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。

ご注意下さい

攪拌物の粘度特性・容量等により、低速域では回転が安定しない事があります。この場合は、回転数を少し上げ、調整の後、ご使用下さい。

製品仕様

型番	HS-30D	HS-50D	HS-50E
回転数(rpm)	100~1200		
攪拌容量(ml)	50~3000		
回転数表示	デジタル(毎分回転数)		バーグラフ
攪拌台寸法(WxDmm)	165x150		
攪拌台材質	SUS304		
外形寸法(WxDxHmm)	165x153x37	165x157x53	
重量(kg)	1		
電源	AC100V 50/60Hz 0.5A		
付属品	テフロン回転子 30mm 1個		
周囲温度範囲(℃)	5~35		

安全にお使いいただくために



100V専用

◎この製品の電源電圧はAC100V専用です。電源電圧が異なると機械の故障や火災の原因となります。



断線注意

◎電源プラグの取り外しはプラグを持って外して下さい。電源コードを引っ張りますと断線の原因となります。



水注意

◎本機は防水仕様ではありません。ご注意下さい。また蒸気・結露などにもご注意下さい。



改造禁止

◎分解・改造などは行わないで下さい。故障や感電事故につながりますのでご注意下さい。



異常注意

◎異常が発生した場合は電源プラグを引き抜いて下さい。修理などはご購入の販売店にご相談下さい。



感電注意

◎濡れた手で操作をしないで下さい。感電事故につながりますのでご注意下さい。



警告

◎回転子駆動の為に磁石を利用していますので磁性体を近づけると吸引され指などが挟まれケガの原因となります。



警告

◎容器いっぱいには攪拌溶液を入れたり小容量の攪拌時など攪拌を高回転で行うと溶液が溢れる危険があります。容器の選定には十分注意して下さい。



警告

◎本装置を不安定な場所で使用しないで下さい。装置が移動・転倒しケガの原因となります。設置場所には十分注意して下さい。



注意

◎本装置を攪拌以外の目的に使用しないで下さい。

実験中の注意



◎試料が飛び散る場合があります。実験中は必ず防護メガネを着用してください。



◎実験中に飛び散った試料や薬液などはすぐにふき取して下さい。



◎実験中は定期的に十分な換気を行って下さい。必要の場合はドラフトなどの換気設備をご使用下さい。



◎ドラフト内での使用では雰囲気ガスにより製品の耐久性が著しく低下することがありますのでご注意下さい。

アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-700-875

FAX 0120-700-763

受付時間: 午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません

取扱説明書No. HK-MN0101-0004
2002年4月 第四版作成