

取扱説明書

Instruction Manual

冷却コイル

TR-C

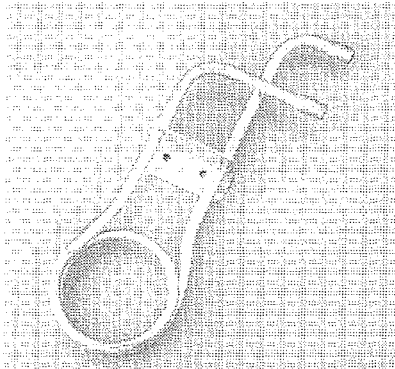


図1. コイル写真

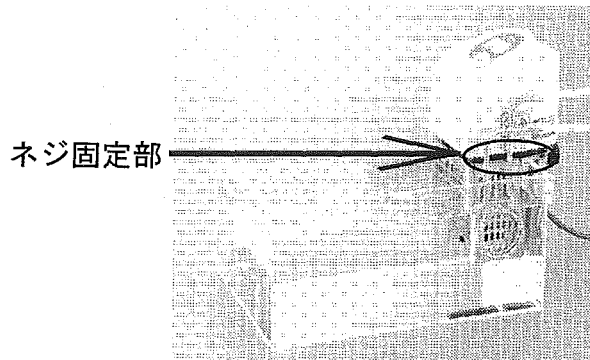


図2. 商品使用例写真

本商品は冷却機能のない恒温水槽に取り付け、コイル内に外部からの冷却水を流すことで熱交換器の役割をさせ、槽内の液体温度を下げるのに使用します。

セット内容

冷却コイル、サーマルロボ用予備ネジ (M3×8) 3個、本書

取付け方法 (全て運転前に実施ください)

1. サーマルロボあるいはサーマックス本体 (以下、本体) に本商品を固定します。本体向かって右側面のヒートカバーと本商品のネジ固定部とを2ヶ所、外れないようにネジで取付けてください。取付けの際は予めヒートカバーに取り付けられているネジを外してご使用ください。取付け方向は図2をご参照ください。
2. 本商品の接続部2ヶ所のうち、上側の接続部から外部の冷却水が流れ込み、下側の接続部から流れ出るようにチューブ (別売) を接続ください。取付け後の液体の流れは図3をご参照ください。

使用上のご注意

1. 用途に合った径及び材質のチューブをご選定ください。用途に合ったチューブでない場合、槽内の液体がこぼれて、やけど等の原因になります。
2. 冷却コイル自体に冷却機能はありませんので、用途に合わせ、水道水や冷却水循環装置をご用意いただく必要がございます。
3. 本商品の分解・改造は行わないでください。破損の原因となります。
4. 変形や穴あきが見つかった場合、すぐに使用を中止してください。槽内の液体がこぼれて、やけど等の原因になります。また、本体運転中は触らないでください。やけど等の原因になります。
5. 本商品はサーマックス・サーマルロボ専用品です。
また、本商品と外部循環ノズル (1-4166-01) は併用できません。

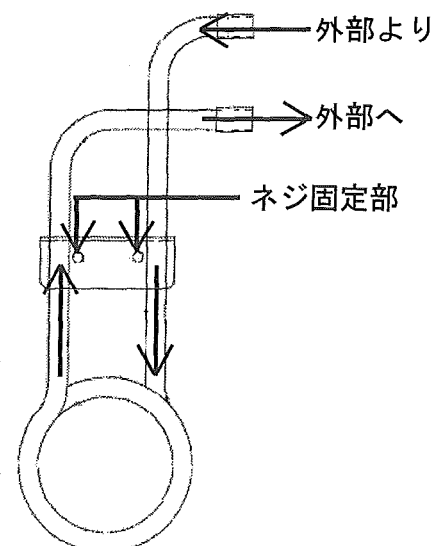


図3. 液体の流れ

商品仕様

チューブ接続口サイズ: 内径8.4mm×外径10mm
コイル部サイズ: 内径6.6mm×外径8mm
材質: SUS304

■商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

フリーダイヤル ☎ 0120-700-875
FAX 0120-700-763

問い合わせ
専用URL

<http://help.as-1.co.jp/q>

■修理についてのお問い合わせは

テクニカルセンター

フリーダイヤル ☎ 0120-788-535
FAX 0120-788-763

問い合わせ
専用E-mail

repair@so.as-1.co.jp

受付時間: 午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

アズワン株式会社
2011年7月第1版作成