

取扱説明書


マイスタールーペ (LA・LB・LC)

このたびは弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
安全に末永くご使用いただくために、この取扱説明書を最後まで
お読みいただき、大切に保管していただきますようお願いいたします。

製品仕様


●LA

- ・照明：20W円形蛍光灯
- ・レンズ径：130mm 倍率約3.5倍
- ・電源：AC100V
- ・台サイズ：200×325×90
- ・重量：3.5kg
- ・コード長さ：1.8m

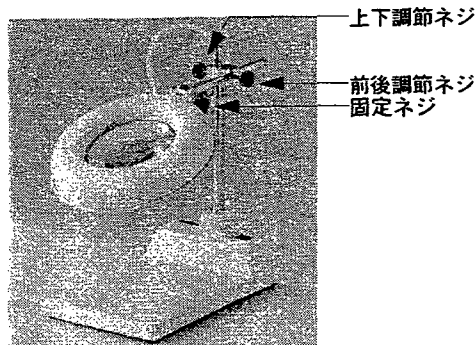


●LB

- ・照明：20W円形蛍光灯
- ・レンズ径：130mm 倍率約3.5倍
- ・電源：AC100V
- ・台サイズ：310×290×120
- ・照明板サイズ：267×207
- ・重量：5.0kg
- ・コード長さ：1.8m

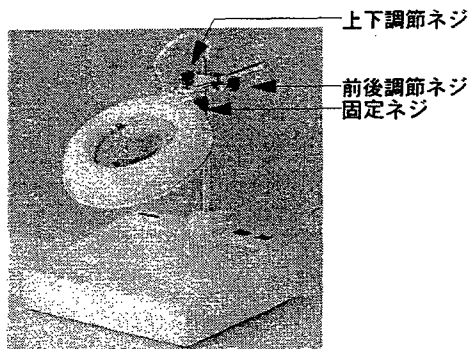

●LC

- ・照明：20W円形蛍光灯
- ・レンズ径：130mm 倍率約3.5倍
- ・電源：AC100V
- ・ルーペ移動範囲：縦/ 約90cm
横/ 約90cm
- ・クランプ幅：58mm
- ・重量：2.3kg
- ・コード長さ：1.8m

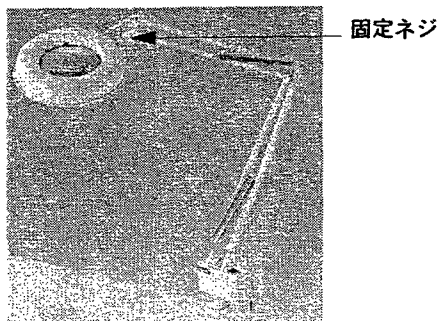

製品特長

- 目に優しいインバータの採用で蛍光灯のちらつきをカットしました。
- レンズは前後・上下等任意の位置での固定が可能です。
- サークル灯のムラのない光で影のつきにくい構造です。
- (LB型) ボックス内にも円形蛍光灯を内蔵しておりますので、上下から照明する事が可能です。
- (LB型) 乳白色樹脂板を通しての透視検査や、コロニーの読み取り用等、多目的な使用が可能です。

ご使用上の注意

- ご使用時には、天井の照明が直接レンズに映らないように工夫して下さい。
- 見るものと目との間のレンズの位置により倍率は変化します。(近視、遠視、弱視にもよります) 一番見やすい、目の疲れにくい位置に、見るものに対してできるだけ平行になるように上下、向き等レンズの位置を調節して下さい。
- レンズは角度を調整し固定ネジで確実に固定して下さい。
- レンズを使用しているため光を集束します。太陽光など強い光が続けて燃えやすいものに照射されますと火災を起こす危険があります。そのような設置場所を避け、ご使用にならないときは柔らかい布等でレンズを覆って下さい。
- レンズを拭く際にはワイピングクロス、ガーゼ等を使用し研磨剤入りクレンザー等の使用は避けて下さい。

ご使用中異常が発生した場合は直ちに使用をやめ、電源を切り、プラグをコンセントから抜き、弊社最寄りの営業所にご連絡下さい。
尚、円形蛍光灯を交換する以外の手直しは危険ですので絶対に行わないで下さい。