


取扱説明書

殺菌脱臭保管庫 OSD-F, OSD-S

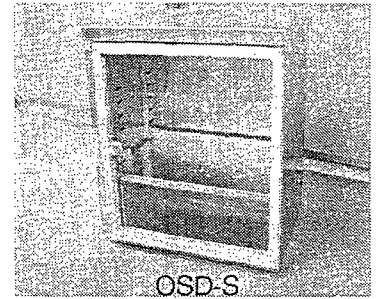

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全に、又、良好な状態でご使用いただくために、必ずこの「取扱説明書」を良くお読みの上、正しくお使い下さい。又、製品を末永くご使用いただくために、この「取扱説明書」は大切に保管して下さい。

安全にお使いいただくために下記事項をお守り下さい。



取扱注意

本製品はオゾン発生器を庫内に組み込んだ器具等の保管庫です。食品類や発火性物質、爆発性物質などの危険物は保管しないで下さい。



取扱注意

使用中は必ず扉を閉めて下さい。また、長時間、扉を開ける場合はオゾン発生器のアダプターをコンセントより抜いて下さい。



取扱注意

本製品はオゾンにより保管品の殺菌脱臭をする保管庫です。オゾンにより著しく劣化（酸化）を受ける恐れがある品物を保管する場合は長期間連続して保管しないで下さい。（例：天然ゴム製品、錆びやすい物）



取扱注意

保管品は適当なスペースを空けて置いて下さい。保管品を入れすぎますとオゾンが十分に行きわたらず、効果的な殺菌、脱臭が出来ません。




取扱注意

ACアダプターは付属している専用のものを使用して下さい。また、ACアダプターをコンセントから抜く時は必ず本体を持って引き抜いて下さい。



100V専用

ACアダプターは交流100V以外の電源では使用しないで下さい。

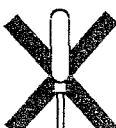

分解禁止

オゾン発生器、ACアダプターを分解したり、修理、改造は絶対にしないで下さい。

1.製品概要

本製品は小型のオゾン発生器を庫内に組込、発生させたオゾンにより、庫内の空気の殺菌、脱臭及び保管品表面を殺菌する殺菌脱臭保管庫です。

オゾン発生器は間欠的に放電を繰り返し、オゾンが発生させます。（発生量：0.5mg/hr.）

2.製品の使い方

- 1) 本製品を屋内の窓際など換気の良い場所に設置して下さい。
- 2) 保管庫内に取りつけられたオゾン発生器の端子にACアダプターの端子を差し込み、次いでプラグを100V電源に差し込んで下さい。
- 3) 保管庫の扉を開き保管品を入れる。この際、物品は適当なスペースを空けて置いて下さい。
保管庫内は自然対流ですので、詰めすぎますとオゾンが均等に行きわたらなくなり、殺菌脱臭が効果的に行われません。
- 4) 保管品を取り出す時、若干オゾン臭がすることもあります。オゾンは空気中では次第に分解し、酸素に戻りますので安全です。
- 5) 保管庫の扉を長時間開けて作業する場合はオゾン発生器の電源を切して下さい。



警告

保管品を取り出す時、オゾン臭が強い場合は直ちに保管庫の扉を閉め、保管庫から離れて下さい。また、保管庫周辺からオゾン臭がする場合は一度オゾン発生器のアダプター（電源）を切して下さい。

3.製品仕様

	OSD-F	OSD-S
製品外寸法（mm）	400X350X453	
製品内寸法（mm）	390X320X382	
本体材質	SPCC(焼付塗装)	SUS430(HL)
扉（枠／窓）・材質	PVC/磁石入りパッキング/ ガラス	
オゾン発生器	型番：OAD-010(発生量：0.5mg/hr.)	
	電源：AC100V 50/60Hz	
	消費電力：1.8W	
付属品	穴あき棚板	

2002.6.第一版

アズワン株式会社

カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-700-875

FAX 0120-700-763

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません