


1-6136-01


この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。  
また、お読み頂きました後も大切に保管してください。

## 外観図

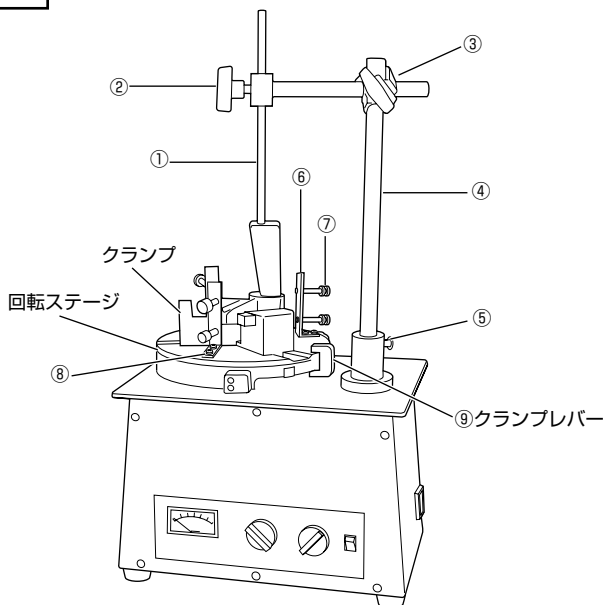

## ⚠ 注意

- 必ずAC100V電源をご使用ください。
- 分解・改造は行わないでください。
- アースを確実に取り付けてください。
- 電源コードを加工したり、無理に変形させたり、重いものを載せたりしないでください。
- 濡れた手で操作しないでください。
- 製品本体に異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 高温多湿、結露する所、直射日光が当たる所での使用、保管はしないでください。
- 危険物、発火物および爆発などの恐れのある雰囲気の中で使用しないでください。
- 故障や破損の際は、お買い求めの販売店までご連絡ください。
- 装置の組立ては、必ず電源スイッチを“OFF”にし、電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。
- 運転中回転ステージが回転しますので手を触れない様にしてください。

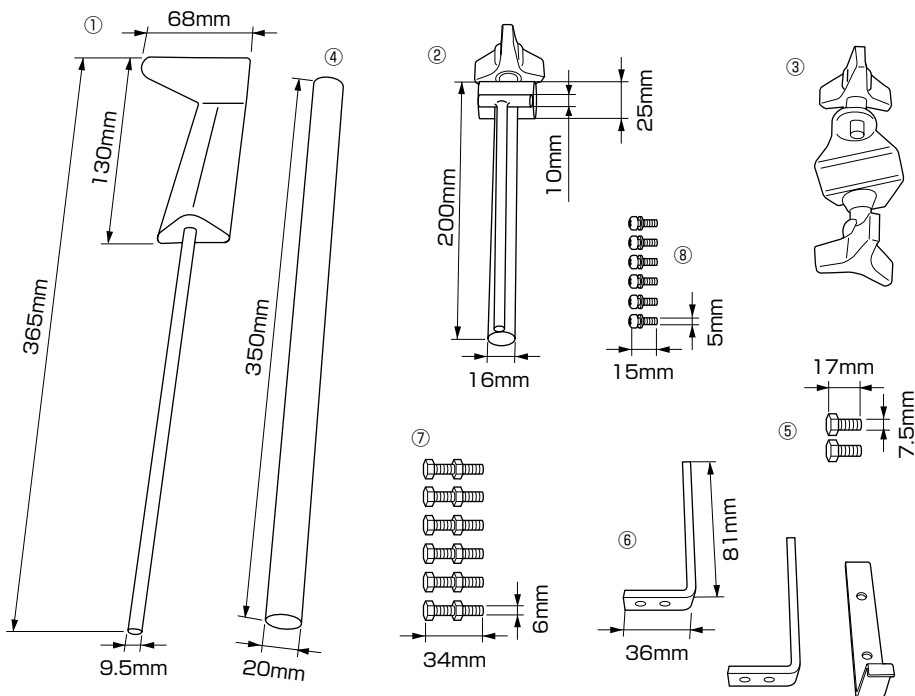

## 付属品

番号	名称	番号	名称	番号	名称
①	攪拌羽根	②	攪拌羽根ホルダー	③	ムック
④	支持棒	⑤	ボルト×2	⑥	容器ホルダー×3
⑦	ボルト×6	⑧	ネジ×6	⑨	クランプレバー

## 特長

- 高粘度の攪拌に使える高トルクタイプです。

## 操作方法

- ① パワースイッチが [OFF] ・スピードコントロールが [0] なのを確認して電源コードをコンセントにつないでください。
- ② クランプレバー⑨を時計回りに動かしクランプを広げ容器をセットしてください。クランプと容器ホルダーを使って容器をしっかり固定してください。
- ③ 攪拌羽根①の位置を決め、手でゆっくり容器を回して羽根が容器に当たらないか確認してください。
- ④ パワースイッチを入れ、スピードコントロールで回転数を調整してください。  
タイマーが [OFF] の位置では動きません。時間を設定するか [ON (連続)] にしてください。  
使用後は必ずスピードコントロールを [0] の位置に戻しパワースイッチを [OFF] にしてください。

<b>仕様</b>
-----------

攪拌能力	0.5 ～ 3L
対象容器	φ70 ～ 180mm
タイマー	0 ～ 60分又は連続
回転数	～ 120rpm
最大トルク	45kgf・cm
材質	攪拌羽根／ステンレス（SUS304）
電源	AC100V 50/60Hz
サイズ	374×236×593mm
重さ	20kg

### 保証規定

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
- ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
  - ・本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
  - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
  - ・接続している他の機器が原因による故障。
  - ・車両・船舶等での使用による故障。
  - ・消耗部品、付属部品の交換。
  - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

### 保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に左記保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の節は左記保証規定により修理いたします。

品 名	高粘度用攪拌機		
型 式	SP100		
保 証 期 間	お買い上げ日より1年間		
お買い上げ日	年	月	日
お 名 前	様		
ご 住 所	TEL.		
取り扱い店名	担当者印		
住 所	TEL.		

### 商品についてのお問い合わせは

#### カスタマー相談センター

受付時間：午前9時～午後5時30分まで

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません。



0120-700-875 (フリーダイヤル)



0120-700-763 (フリーダイヤル)

<https://help.as-1.co.jp/q>



**アズワン株式会社**