

# 取扱説明書

Instruction Manual

# タイマー付温度計

1-695-01 TW362B

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。  
また、お読み頂きました後も大切に保管してください。

## 外観図



## 目次

安全にご使用いただくために.....	2	操作方法.....	5
製品概要.....	3	メンテナンスと清掃.....	6
梱包内容.....	3	仕様.....	6
各部の名称.....	4		

## 安全にご使用いただくために

この取扱説明書では製品を安全に、正しくご使用いただき、事故や損害を未然に防ぐため、安全上特に注意すべき事項についての情報を、その重要度や危険度によって下記のような警告表示で定義しますので、これらの指示に従って、安全にご使用いただくようお願い申し上げます。

### 警告レベルを表すシンボルマーク

	<b>警告</b>	取扱いを誤ると、重度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。
	<b>注意</b>	取扱いを誤ると、軽度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。
	<b>お願い</b>	安全を確保するために注意が必要な事項。

いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守りください。

### 安全確保の図記号

	特定しない、一般的な注意、警告、禁止事項		分解及び改造により感電などの傷害が起こる可能性がある場合の禁止
	特定しない一般的な使用者の行為		

### <製品設置時の注意事項>

製品の設置にあたっては、安全な使用と製品の機能を十分に発揮させるため、次の項目をよくお読みの上、適切な場所をお選びください。

<b>警告</b>	
	● 高温測定時にはセンサーおよびケーブルは非常に熱くなる場合があります。安全のため、素手で触らないように注意ください。
	● 箱を開ける際に、本体、電池を落下させ損傷しないよう注意してください。 ● 安全のため、電池の交換前に電源がオフになっていることをご確認ください。
	● 改造及び分解はしないでください。改造及び分解したものを使用して事故がおきた場合、当方は一切の責任を負いかねます。

	● 子供の手の届かないところに置いてください。 ● 本器は、防水構造ではありません。また、センサーのケーブルも防水仕様ではないため、ケーブル部を水中につけないように注意してください。
--	--

## 注意

	下記の条件を満たすところで保管してください。製品の劣化、故障の原因になります。 ● 結露しないところ。 ● 水平で安定したところ。 ● 湿気の少ないところ及び水滴のかからないところ。 ● 振動のないところ。 ● 直射日光のあたらないところ。 ● 紫外線光源のないところ。
--	---

## 製品概要

- 本器はタイマー機能付の突き刺しタイプの温度計です。オープンなどの食材の中心温度を測定するのに適しています。
- セット温度を設定することにより、希望温度に達したときにアラームを鳴らすことができます。
- 24時間タイマーとしても使えます。
- 本体表面にマグネットが付いています。


## 梱包内容

購入時には、以下の品目が梱包されています。

内容	個数
センサー（サーミスタ）	1
テスト用乾電池（単4電池）	1

開梱の際はお取り扱いにご注意ください。また、発送による損傷がないかお確かめください。何らかの損傷がみられた場合は、電源をいれずに、ただちにお買い上げの販売店までご連絡ください。

## 各部の名称

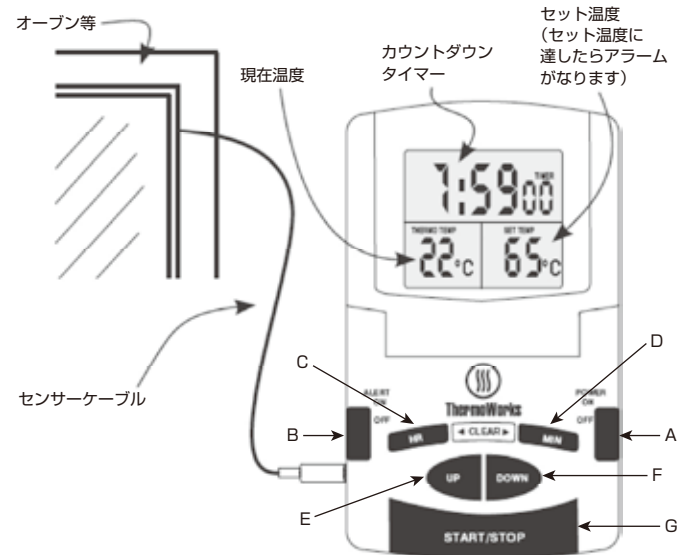

A	電源スイッチ
B	アラームスイッチ
C	時設定ボタン
D	分設定ボタン
E	UPボタン
F	DOWNボタン
G	スタート・ストップボタン

操作方法

- 1 アラーム付温度計として使用する場合
- ① 電源スイッチをONにしてください。
  - ② センサーの先端を試料内部に突き刺してください。
  - ③ オープン等で使用する場合は、オープンのドアを開めてください。
  - ④ センサーのプラグを本体にさすと、現在温度が表示されます。
  - ⑤ 希望のセット温度をUPボタン／DOWNボタンを用いて設定してください。
  - ⑥ アラームスイッチをスライドさせONにしてください。
  - ⑦ 測定温度がセット温度に達したときにアラームになります。(5分間鳴ります)
  - ⑧ 一時的にアラームをとめるためにはスタート・ストップボタンを押してください。  
ただし、測定温度がセット温度より下がっていなかった場合、1分後に再度5秒間アラームになります。
  - ⑨ アラームを完全にとめるためには、アラームボタンをスライドさせOFFにしてください。
  - ⑩ 測定が終わったらセンサーを試料から取り除きセンサーを掃除してください。
  - ⑪ 裏面スイッチにより℃とℱを切り替えることができます。

※ センサーおよびケーブルは、高温測定後は非常に熱くなります。素手で取り扱わないようにご注意ください。

- 2 タイマーとして使用する場合
- ① 時設定ボタンと分設定ボタンを使用して測定したい時間を設定してください。(1分～23時間59分)
  - ② スタート／ストップボタンを押すとカウントダウンを始めます。
  - ③ 時間が0になった時点で1分間アラームになります。
  - ④ カウントダウン途中でスタート／ストップボタンを押すことにより、測定を中断します。
  - ⑤ 測定を中断した際にタイマーをリセットするには、時設定ボタンと分設定ボタンを同時に押してください。

メンテナンスと清掃

- ⚠ 注意 取扱いを誤ると、人身事故・製品の破損の原因となることがあります。
- お手入れの際は、電源を切って、行なってください。
  - 清掃する場合は、直接水をかけたりしますと漏電等の事故原因になりますので、絶対にしないでください。
  - 有機溶剤、クレンザー（磨き粉）、シンナー、灯油、酸等、及びこれに類するものは、絶対に使用しないでください。

修理・点検：ご使用中、異常状態が発生したり、あるいは点検により修理が必要となった場合は取扱店にご相談ください。弊社保証規定により対応させていただきます。

仕様

型式	TW362B
測定温度範囲	0～200℃
ケーブル温度範囲	最大260℃（一時的に）
タイマー機能設定時間	1分～23時間59分
タイマー表示単位	1秒
サイズ	74×123×23mm
重量	105g（電池含む）
電源	単4電池×1本

Made in China

保証規定

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
  - ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
  - ・本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
  - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
  - ・接続している他の機器が原因による故障。
  - ・車両・船舶等での使用による故障。
  - ・消耗部品、付属部品の交換。
  - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に上記保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の節は上記保証規定により修理いたします。

品名	タイマー付温度計
型式	TW362B
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お名前	様
ご住所	TEL.
取り扱い店名	担当者印
住所	TEL.

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

受付時間：午前9時～午後5時30分まで  
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません。

☎ 0120-700-875（フリーダイヤル）  
FAX 0120-700-763（フリーダイヤル）  
http://help.as-1.co.jp/q

AS ONE アズワン株式会社