

お買い上げありがとうございます。

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全に、また良好な状態でご使用いただくために『取扱説明書』をお読
みになって、正しくお使いください。
『取扱説明書』をお読みになった後は、お使いになられる方がいつでも見られるとこ
ろに大切に保管してください。また、製品を譲渡されたり、貸与されるときには新し
く使用者となられる方が安全で正しい使い方を知るために『取扱説明書』を製品本体
の目立つところに添付してください。

安全上のご注意

この取扱説明書では製品を安全に正しくご使用いただき、事故や損害を未然にふせぐため、
安全上特に注意すべき事項についての情報を、その重要度や危険度によって下記のような
警告表示で定義しますので、これらの指示に従って安全にご使用いただくようお願い致し
ます。

警告表示とその意味

 危 険	誤った取扱をすると、死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される。
 警 告	誤った取扱をすると、死亡または重傷を負う危険性が想定される。
 注 意	誤った取扱をすると、重傷を負う危険および物的損害のみの発生が想定される。
 お 願 い	安全を確保するために注意が必要な事項

安全確保の図記号

	特定しない、一般的な注意、警告、禁止事項を示す。		機器を分解および改造することで感電などの障害が起こる危険性がある場合の禁止を示す。
	特定の条件下で、機器の特定の場所に触れることによって障害が起こる可能性がある場合の禁止を示す。		機器の特定部分に指を挟み込む危険性の注意を示す。
	特定の条件において、感電の危険性の注意を示す。		特定の条件において、機器の転倒による障害の危険性の注意を示す。
	安全アース端子付の機器の場合、使用者にアース線の接続の指示を示す。		特定の条件において、高温による障害の危険性の注意を示す。
	特定しない一般的な使用者の行為の指示を示す。		特定の条件において、破裂の危険性の注意を示す。

使用上の注意事項

末永くお使いいただくために下記の項目をお守りください。



- 貴重品を入れないでください。錠前を破損されて盗まれることがあります。
- 鍵を差し込んだまま使用しないでください。けがや衣服の損傷の原因になります。
- 施錠状態のまま閉めたり、無理に引き出したりしないでください。故障の原因になります。




研究用製品には保管者、管理責任者を決め、使用状態の履歴を取られることをおすすめいたします。



故障かな？と思ったら
破損やけが、など事故の恐れがありますので分解、改造は行わないでください。



試験瓶は必ずふたを閉めて保管してください。
製品についた試料や薬品はかならずふき取ってください。

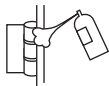

可動部分は時々市販の潤滑スプレー等で定期的に注油を行ってください。
ボトルやねじのゆるみによるガタツキが生じたときは、締め直してください。
ゆるんだままで使うと、本体の破損や転倒などでけがをすることがあります。



火気には十分ご注意ください。

製品設置時の注意事項

*下記の事項をお守りください。



設置
注意

周囲温度が5～35℃以内のところに設置してください。
異常に多湿な環境、乾燥した環境には設置しないでください。




設置
注意

この製品は室内使用を前提に設計されております。
湿気が少なく、水滴のかからないところに設置してください。



設置
注意

ホコリが少なく、風通しのよいところに設置してください。
また、使用時は時々室内の換気を行ってください。

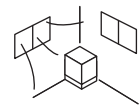

この製品は室内または室内用です。屋外や水のかかる所などでは使用しないでください。サビや故障、変色の原因になります。
直射日光や暖房器具の熱が直接当たる場所や、湿気および乾燥の著しいところでの使用は避けてください。変色や変形の原因になります。

各部の素材

名 称	材質・仕上
本体、扉、棚板	スチール(エポキシ・ポリエステル樹脂粉体塗装)
取手	A B S 樹脂
棚受金具	スチールメッキ仕上


ダイヤルロックの使い方

1. ダイヤル番号を合わせます。

注)数字を間違えたり、数字を回し過ぎたり、回す方向を間違えたりしたときは、第1回目の数字よりやり直してください。

【第1回目】

そのままのダイヤル錠の数字の位置から始めてください。
ダイヤルを右へ回しながら1番目の数字を2回合マークを通過させ3回目に1番目の数字を合マークに合わせて止めます。

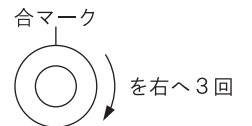

【第2回目】

次は左へ回します。1回転しない内に2番目の数字がきますので合マークを通過させます。これで1回目となります。
2回目に2番目の数字を合マークに合わせて止めます。



【第3回目】

次は右へ回します。1回転しない内に3番目の数字がきますので合マークに合わせて止めます。
これでダイヤル番号合わせは終わりました。



2. 扉の開け方と閉め方。

ダイヤル合わせが終わりましたら、鍵穴に鍵を入れ、右へ回して、引手を手前に引きます。
扉を閉める時は、扉を閉めて鍵を左へ回して抜き、ダイヤルを右へ3回転以上させてください。

注)予備の鍵及びダイヤル番号票は庫内に入れず、別の場所に保管してください。

商品に関するお問い合わせは

アズワン株式会社

カスタマー相談センター TEL 0120-700-875
FAX 0120-700-763

問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

修理・その他ご不明な点についてはお買い求めの販売店まで、
製品本体右正面下部の貼付シールの表示事項を併せて、ご連絡ください。