

Instruction Manual


取扱説明書

ピペットポンプ (2-3018-02~04)

37911-1002/1010/1025

この度は、当製品をご購入頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの説明書をお読みください。

外観図

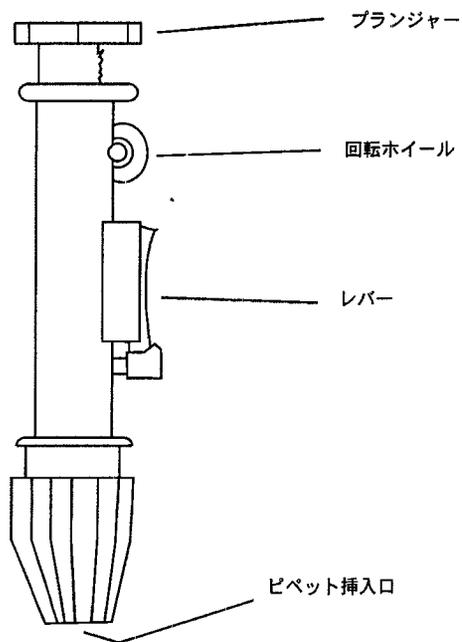

△ ご注意

- 粘度の高い溶液には適しません。
- ピペットはガラス製です。お取り扱いにはご注意ください。

操作方法

- 溶液の吸い上げ
回転ホイールを時計方向へ回しますとプランジャーが上昇し、ピペット中に溶液を吸い上げます。
- 溶液の滴下
レバーを押すとピペット中の溶液が滴下します。
回転ホイールの操作だけでも吸引・滴下出来ます。

仕様

品番	2-3018-02	2-3018-03	2-3018-04
型番	37911-1002	37911-1010	37911-1025
本体カラー	青	緑	赤
適合ピペット容量	2ml以下	10ml以下	25ml以下

保証規定

- 1 製造上の責任による商品の欠陥または正常な使用状態において故障が生じた場合、お買上げ日より6ヶ月無償修理致します。
- 2 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - 誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - 本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
 - 火災、天災、異常電圧、公害、塩害等の外的要因による故障。
 - 接続している他の機器が原因による故障。
 - 車両・船舶等での使用による故障。
 - 消耗部品、付属部品の交換。
 - 本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- 3 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 4 本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に製造上の不備による欠陥又は正常な使用状態での故障の際は左記保証規定により修理いたします。

品名	ピペットポンプ		
型式	37911-1002/1010/1025		
保証期間	お買上げ日より6ヶ月		
お買上げ日	年	月	日
お名前	様		
ご住所	TEL		
取り扱い店名	担当者印		
住所	TEL		

■商品についてのお問い合わせは フリーダイヤル ☎ 0120-700-875
 カスタマー相談センター FAX 0120-700-763
 受付時間: 午前9時~12時、午後1時~5時30分
 土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません

アズワン株式会社

第2版2002年8月作成