

サニスペック スタンプ標準寒天培地

（使用目的）

標準寒天培地は、乳及び乳製品を含む食品の生菌数測定用として食品衛生検査指針に収載されている培地です。

（組成） 精製水 1L に対して

ペプトン..... 5.0g
酵母エキス..... 2.5g
ブドウ糖..... 1.0g
寒天..... 15.0g

pH 7.0±0.2

（特徴）

本培地は酵母エキスを含んでおり、牛乳中の細菌に対して広い発育支持能があります。

（使用法）

1. 培地は室温に戻してから使用する。
2. キャップをはずす際は培地に触れないようにし、直ちにサンプル面に培地全体が付着するよう軽く押し付ける。この時培地がずれないようにし、長時間開放したままにしない。
3. 30～35℃で 24～48 時間培養する。
4. 培地面積は約 10 cm² で、シャーレの 1 区画は約 1 cm² である。
5. 使用済みの培地は高圧蒸気滅菌するなど、適切に処理する。

（製品および関連製品）

製品コード	製品名	貯法	有効期限
2-3301-01	サニスペック スタンプ標準寒天培地・40 枚入	2～10℃	180 日