

取扱説明書

Instruction Manual

秤量・処理サンプル採取用 バッグスタンド

BG-SA

ご購入上げ誠にありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

安全上のご注意

⚠️ <取扱注意事項>

誤った取扱をすると商品の破損やけがをする可能性がありますので下記注意事項を必ず守ってお使いください。

- ・本商品はストマフィルター袋を保持することを目的とした製品です。用途以外の使用はしないでください。
- ・水平で安定したところでご使用ください。本製品が転倒したり、破損したりする恐れがあります。
- ・本製品は酸類（塩酸、クロム酸、硝酸、硫酸等）、有機溶剤（アセトン、キシレン、クロロホルム等）に侵されますから、これらの薬品に近接しないところでご使用ください。
- ・直射日光が当たらないところでご使用ください。本体が変色、変形、劣化する恐れがあります。

お手入れについて


- ・清掃は、お湯又は水を硬く絞った柔らかい布で拭いてください。
- ・取れにくい汚れは、中性洗剤を使用し、洗剤の使用後は布で拭きとってください。

製品仕様



- 本体材質:PVC(硬質塩化ビニル樹脂)
- 粘着シール材質:PU(ポリウレタン)、ポリエステル
- 脚部材質:発泡スチレン
- サイズ(mm):W180×D195×H240
- 重量(g):540
- <オプション>
- 交換用粘着シール(12枚/袋)(品番:2-5967-11)

使用方法

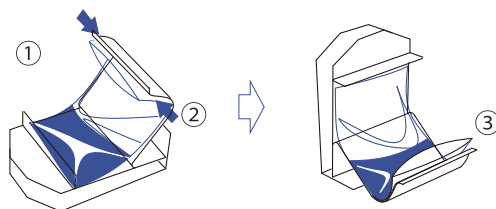

- ① スタンドを倒して、バッグを乗せる。
- ② ➡ の位置を持ち、バッグスタンドを立てる。
- ③ バッグの口を静かに開き、サンプルを採取する。

2013年6月初版作成

⚠️ 注意



・クレンザー（磨き粉）、シンナー、灯油、酸等、及びこれに類するものは、絶対に使用しないでください。

アズワン株式会社

商品に関するお問い合わせは
カスタマー相談センター

フリーダイヤル > 0120-700-875
> F A X 0120-700-763
問合せ専用URL > <http://help.as-1.co.jp/q>

受付時間：午前9時～12時、午後1時～午後5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません