

サニスペック ハンドチェッカー標準寒天培地

（使用目的）

標準寒天培地は、乳及び乳製品を含む食品の生菌数測定用として食品衛生検査指針に収載されている培地です。

（組成） 精製水 1L に対して

ペプトン..... 5.0g
酵母エキス..... 2.5g
ブドウ糖..... 1.0g
寒天..... 15.0g

pH 7.0±0.2

（特徴）

本培地は酵母エキスを含んでおり、牛乳中の細菌に対して広い発育支持能があります。

（使用法）

1. 培地は室温に戻し、ふたに多量の水滴がついている場合はアルコール綿等で拭き取ってから使用する。
2. ふたをはずす際は培地に触れないようにし、全開にしないよう保ったまま、直ちにサンプル面に手のひら全体が付着するよう軽く押し付ける。この時ふたを長時間開放したままにしない。
3. 30～35℃で 24～48 時間培養する。
4. 使用済みの培地は高圧蒸気滅菌するなど、適切に処理する。

（製品および関連製品）

| 製品コード | 製品名 | 貯法 | 有効期限 |
|-----------|-----------------------------|-------|-------|
| 2-4225-01 | サニスペック ハンドチェッカー標準寒天培地・20 枚入 | 2～10℃ | 180 日 |