

製品保証について

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に下記保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の際は裏面保証規定により修理いたします。

品 名	木製薬品保管ユニット
型 式	DAP-1,-2,-T,-G
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お 客 様	様
ご 住 所	TEL.
取り扱い店名	担当者印
住 所	TEL.

アズワン株式会社

＜保証規定＞

- 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - 誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - 本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
 - 火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - 接続している他の機器が原因による故障。
 - 車両・船舶等での使用による故障。
 - 消耗部品、付属部品の交換。
 - 本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

■ 商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

フリーダイヤル TEL 0120-711-875
FAX 0120-700-763
問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

■ 修理・校正についてのお問い合わせは

テクニカルセンター

フリーダイヤル TEL 0120-788-535
FAX 0120-788-763
問合せ専用E-mail repair@so.as-1.co.jp

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分

土・日・祝日及び弊社休業日は、ご利用できません

取扱説明書


Instruction Manual

木製薬品保管ユニット

型番：DAP-1,-2,-T,-G

目 次

安全上のご注意	P.2
製品設置時の注意事項	P.3
保守点検とお手入れの注意事項	P.4
製品概要	P.4
仕様	P.5
製品保証について	P.6

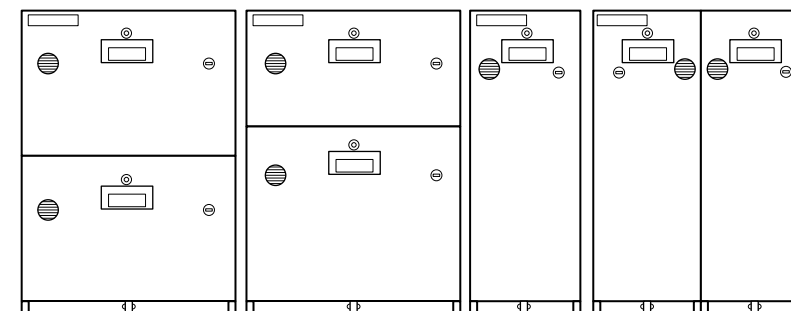

お買い上げありがとうございます。





この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全に、また良好な状態でご使用いただくために『取扱説明書』をお読みになって、正しくお使いください。
『取扱説明書』をお読みになった後は、お使いになられる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。また、製品を譲渡されたり、貸与されるときには新しく使用者となられる方が安全で正しい使い方を知るために『取扱説明書』を製品本体の目立つところに添付してください。

アズワン株式会社




安全上のご注意

この取扱説明書では製品を安全に正しくご使用いただき、事故や損害を未然に防ぐため、安全上、特に注意すべき事項についての情報をその重要度や危険度によって下記のような警告表示で定義しますのでこれらの指示に従って安全にご使用願います。

表示とその意味

	危険	誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる事が想定される場合。
	警告	誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う危険が生じる事が想定される場合。
	注意	誤った取り扱いをすると、傷害を負う危険および物的損害のみが生じる事が想定される場合。
	お願い	安全を確保するために注意が必要な事項

安全確保の図記号

	△記号は注意(危険・警告を含む)を示します。具体的な注意内容は、△の中や近くに文章や絵で示します。 (左図の場合は“指をはさみ事への注意”を示します)
	⊘記号は禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに文章や絵で示します。 (左図の場合は“分解禁止”を示します)
	●記号は強制(必ず守ること)を示します。具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。 (“廃棄する場合は専門業者に任せること”等を示します)

仕 様

型 番	DAP-1	DAP-2	DAP-G	DAP-T
コード	3-6794-01	3-6794-02	3-6795-02	3-6795-01
サイズ(mm)	W246xD478xH650	W471xD478xH650	W463xD478xH650	W463xD478xH650
本体重量(kg)	約19.5	約35	約29	約30
本体材質	ダップボード	ダップボード	ダップボード	ダップボード
500ml試薬瓶収納数(82φ)	16本(8本×2段)	32本(8本×4段)	32本(16本×2杯)	32本(16本×2杯)
500ml試薬瓶収納数(76φ)	20本(10本×2段)	40本(10本×4段)	40本(20本×2杯)	40本(20本×2杯)
ガロン瓶収納数	—	—	4本	—
最大有効高さ(mm)	240	240	上:190 下:315	230
スライドレール耐荷重	25kgf	25kgf×2列	25kgf×2杯	25kgf×2杯
棚板・引出し(杯)耐荷重	15kgf	15kgf	25kgf	25kgf
付属品	固定金具一式	固定金具一式	固定金具一式	固定金具一式

※ 500ml瓶の重量は中身が入った状態で1kgと想定しています。

製品設置時および使用時の注意事項

安全にお使いいただくために下記事項を必ずお守り下さい。

警告



禁止事項

- 極度に高温や高湿度、また低温になる場所では使用しないでください。冬季は室内が非常に乾燥する場合があります。静電気の発生には十分ご注意ください。
- この薬品保管ユニットは剛性を重視して製作されております。改造は行わないでください。
- この薬品保管ユニットは屋内での使用を前提に設計されております。屋外での使用は避けてください。



強制事項

- この薬品保管ユニットは主材質でダップボードを使用しておりますが、一部(レール、ビス等)にスチール製の部品を用いています。薬品を保管される前にその薬品の性質をご確認いただき、本体を腐食する恐れのある薬品の保管はしないでください。

注意



禁止事項

- 設置する際は、必ず二人以上で作業を行ってください。また、周囲の状況にも十分に注意をしてください。
- 地震等で薬品保管ユニットが倒れる場合があります。必ずアンカーボルト等で床への固定を行ってください。アンカーボルトは床材質に合ったものをお選びください。また、研究室の床は防水加工されている場合がありますので、床固定に関しては必ず工務部や施設管理部等にご相談ください。



強制事項

- 薬品保管ユニット内に微量のガスが溜まる場合があります。扉部換気孔を塞がないでください。薬品瓶の不備等によりガスの発生や液漏れが起こった場合にはガスが庫外に漏れ出す可能性があります。薬品瓶は漏れがないか十分に確認してください。

- 製品の設置にあたっては、安全な使用と製品の機能を十分に発揮させるため、次の項目をお読みの上、適切な場所をお選びください。

注意



- ・ 周囲温度が5～35℃以内の所
- ・ 水平で安定した所
- ・ 直射日光のあたらない所に設置してください。

※この製品は、屋外で使用することは出来ません。

保守点検とお手入れの注意事項

- 主材料としてダップボードを使用しておりますが、薬品によっては表面を腐食する等が発生する恐れがあります。薬品を保管する際にはしっかり蓋を締めて、液ダレの無いことを確認してください。また、本体に液ダレが付着した場合には速やかにふき取ってください。
- 薬品保管ユニットの製品ナンバーはベースの右側奥に貼り付けております。製品に関するお問い合わせは製品ナンバーもあわせてご連絡ください。
- 薬品保管ユニットには保管者、管理責任者を決め、鍵の有無、使用状態、薬品の使用量などの履歴を取られることをお勧めします。
- 清掃は、お湯又は水を固く絞った柔らかい布で拭いてください。取れにくい汚れは、中性洗剤を使用し、洗剤の使用後は布で拭きとってください。

注意




- ・ クレンザー(磨き粉)、シンナー、灯油、酸など、及びこれに類するものは、絶対に使用しないでください。



製品概要

＜ラッチの操作方法＞

引き出しを開く場合はラッチのボタンを親指で押し込みながら、取手を引いて下さい。

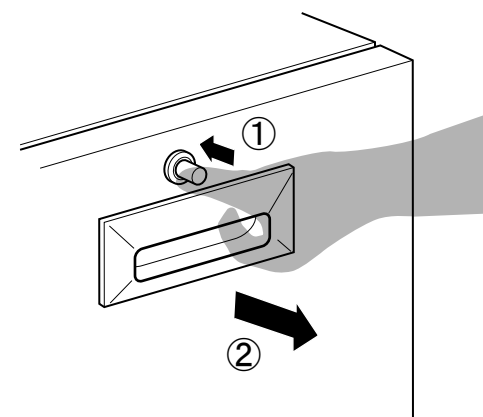

＜主要部材の材質＞

	材 質
本 体	ダップボード: 表面ダップ
取 手	ZDC: 表面ホワイトブロンズめっき
ラッチ	PA樹脂: アイボリー色
空気口	耐衝撃ABS樹脂: ホワイト色
スライドレール	スチール: 光沢クロメート処理

＜許容積載質量＞

	許容積載質量
引き出し	仕様欄に記載
棚 板	仕様欄に記載



鍵を紛失された場合には、購入年月日、製品ナンバーをお控えの上お買い上げの販売代理店、もしくは当社営業所までご連絡ください。