

サニスペック ハンドチェッカーSCD 寒天培地

（使用目的）

SCD 寒天培地は、一般細菌、とくに栄養要求のきびしい菌の分離用培地です。

（組成） 精製水 1L に対して

カゼインペプトン 15.0g
大豆ペプトン 5.0g
塩化ナトリウム 5.0g
寒天 15.0g

pH 7.3±0.2

（特徴）

本培地に含まれるカゼインペプトンは広範囲の菌の発育を支持し、大豆ペプトンは、菌に対して優れた発育効果と、発育阻害物質の作用を阻止する働きがあります。

（使用法）

1. 培地は室温に戻し、ふたに多量の水滴がついている場合はアルコール綿等で拭き取ってから使用する。
2. ふたをはずす際は培地に触れないようにし、全開にしないよう保ったまま、直ちにサンプル面に手のひら全体が付着するよう軽く押し付ける。この時ふたを長時間開放したままにしない。
3. 30～35℃で 18～24 時間培養する。
4. 使用済みの培地は高圧蒸気滅菌するなど、適切に処理する。

（製品および関連製品）

製品コード	製品名	貯法	有効期限
2-4225-02	サニスペック ハンドチェッカーSCD 寒天培地・20 枚入	2～10℃	120 日