

# 取扱説明書

Instruction Manual

## 遠心機

1-572-01 RS-102

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。  
また、お読み頂きました後も大切に保管してください。

### 外観図



### 目 次

操作方法	2
操作部	3
仕様	3

**⚠ 注意** 取扱いを誤ると、人身事故・製品の破損の原因となることがあります。


- 電源はAC100Vコンセントをご使用ください。  
アース端子にアース線が接続されていることを確認してください。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。また、重いものをのせたり挟み込んだりしないでください。
- プラグをコンセントに差し込む際は、濡れた手で取り扱わないでください。
- 本体を水洗いしたり、電源部分に水などをかけないでください。
- 分解や修理、改造を行わないでください。
- 高温多湿、結露する所、直射日光が当たるところでの使用、保管はしないでください。
- 消費電力の大きな機械と同じ電源を使用しないでください。
- 危険物、発火物および爆発などの恐れのある雰囲気中で使用しないでください。
- 遠心機は水平で安定したテーブルまたは作業台の上に設置してください。防振効果に影響します。
- 鉛・スズ等比重の重いものには適していません。
- 洗浄または滅菌のために、ローターを高温（100℃以上）で加熱しないでください。
- 運転中は本体を動かさないでください。
- チューブは適切なものをご使用ください。
- チューブのフタはきっちりとしめてご使用ください。
- 本商品は2℃～40℃の環境下（室内）でご使用ください。
- 運転中はローターに触れないでください。
- チューブはバランス良くセットしてください。

## 操作方法

- 1** 水平で安定した場所に本機を設置します。
- 2** 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- 3** フタロックボタンを押し、フタを手で押し上げ、サンプルチューブを取付けてください。  
**注意：** サンプルチューブはバランスよく取り付けてください！
- 4** フタをしっかりととじ、コントロールツマミを回して回転をはじめてください。
- 5** 終了後コントロールツマミを元の位置にもどしてください。
- 6** ローターの回転が止まったことを確認し、フタをあけてください。  
**注意：** 回転中にフタを開けると安全装置によりローターを緊急停止させますが、遠心機の寿命が縮まりますのでご了承ください。

## 操作部

- ① PULSE ..... 瞬間的に回転させるときに使用します  
 ② 6000RPM ..... 平均6000回転します  
 ③ 8000RPM ..... 平均8000回転します

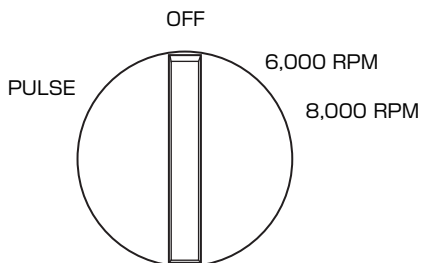

## 仕様

品番	1-572-01
型式	RS-102
外寸	φ191×H229mm
スピード選定	OFF / PULSE / 6,000 / 8,000
重量	2.3kg
モーター	ブラシタイプ
ローター	1.5又は2.0mL 16本掛け
電源	ACアダプター 120V 60Hz

Made in USA

※本商品はカーボンブラシ内蔵型の為、ブラシの交換は出来ませんのでご了承ください。

### 保証規定

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
- ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
  - ・本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
  - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
  - ・接続している他の機器が原因による故障。
  - ・車両・船舶等での使用による故障。
  - ・消耗部品、付属部品の交換。
  - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

### 保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に左記保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の際は左記保証規定により修理いたします。

品 名	遠心機
型 式	RS-102
保 証 期 間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お 名 前	様
ご 住 所	TEL.
取り扱い店名	担当者印
住 所	TEL.

### 商品についてのお問い合わせは

#### カスタマー相談センター

受付時間：午前9時～午後5時30分まで

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません。



0120-700-875 (フリーダイヤル)



FAX 0120-700-763 (フリーダイヤル)



<http://help.as-1.co.jp/q>



**アズワン株式会社**