

取扱説明書

# キムタオル用ディスプレイケース KT-DP

2-7851-01  
AS ONE

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

■本製品をより安全に、また良好な状態でご使用いただくために必ず、この「取扱説明書」をお読みの上正しくお使い下さい。また、製品を末永くご使用いただくために、この「取扱説明書」は大切に保管してください。

## 安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

### ●警告表示とその意味

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <b>危険</b><br>誤った取り扱いをすると、死亡又は重傷を負う危険が切迫して生じる事が想定される場合。 |  | <b>注意</b><br>誤った取り扱いをすると、傷害を負う危険及び物の損害のみの発生が想定される場合。 |
|  | <b>警告</b><br>誤った取り扱いをすると、死亡又は重傷を負う危険性が想定される場合。         |  | <b>お願い</b><br>安全を確保するために注意が必要な事項。                    |

◆また、注意の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守りください。

### ●安全確保の図記号

|  |                          |  |                         |
|--|--------------------------|--|-------------------------|
|  | 特定しない、一般的な注意、警告、禁止事項を示す。 |  | 特定しない、一般的な使用者の行為の指示を示す。 |
|--|--------------------------|--|-------------------------|

## ご使用にあたっての注意

- ・本商品はキムタオル用ディスプレイケースです。用途以外のご使用はしないでください。!
- ・乱暴な取扱いは避けてください。破損や事故の原因になります。
- ・改造や分解は絶対にしないでください。⊘
- ・キムタオルの出し入れの際、手などをはさんだり傷つけない様注意してください。
- ・使用中に本体のワレやガタツキを生じた時は、使用をおやめください。
- ・異常を発見した場合は使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ・本商品を堅牢で水平な場所に設置してください。
- ・熱の加わる場所や直接日光の当たる場所には設置しないでください。

## 使用方法

- ・ディスプレイケースのフタを上げキムタオル(シートサイズ)を揃えて本体に収納してください。
- ・フタが確実に閉じるようにキムタオルを収納してください。(入れすぎにご注意ください。)
- ・フタを閉じたあとキムタオルを上から1枚づつ静かに取り出してください。(フタを閉じたままキムタオルが取り出せる構造になっています。)
- ・収納枚数が残り少なくなってきたら適宜キムタオルを追加してください。

## 仕様

|       |                              |         |          |
|-------|------------------------------|---------|----------|
| 本体サイズ | 210mm×180mm×170mm (130mm収納部) | 壁取付用穴   | φ4.5×2箇所 |
| 収納サイズ | 380mm×330mm (4つ折りタイプ)        | 重量 (本体) | 約700g    |
| 材質    | PVC (ポリ塩化ビニル樹脂)              |         |          |

## お手入れについて

- ・本品の汚れをとるときは、柔らかい布に水か中性洗剤を少量含ませて軽く拭いてください。
- ・ベンジン、アルコール、アセトン、エーテル、ケトン、シンナー、ガソリン系を含む洗剤は使用しないでください。変形、変色することがあります。⊘

### ■壁に固定される場合

- ・壁の下地が堅牢な場所に水平になるようにM4ビスで確実に固定してください。
- ・壁に固定した後、本品に無理な力を加えないでください。
- ・ビス固定時に本体が破損した場合は使用を中止してください。
- ・固定のゆるみがでた場合はビスを締め直してください。それでもゆるみがでる場合は使用を中止してください。
- ・壁固定使用時に破損が生じた場合は直ちに使用を中止し壁の固定をはずしてください。

### <保証規定>

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買上げ日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
  - ・ 誤使用、不当な修理・改造による故障。
  - ・ 本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
  - ・ 火災、天災、異常電圧、公害、地震等外部要因による故障。
  - ・ 接続している他の機器が原因による故障。
  - ・ 車両・船舶等での使用による故障。
  - ・ 消耗部品、付属部品の交換。
  - ・ 本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

## 保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の際は保証規定により修理いたします。

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 品名     | キムタオル用ディスプレイケース |
| 型式     | KT-DP           |
| 保証期間   | お買い上げ日より1年間     |
| お買い上げ日 | 年 月 日           |
| お客様    | 様               |
| ご住所    | TEL             |
| 取扱店名   | 担当者印            |
| 住所     | TEL             |

アズワン株式会社

### ■商品についてのお問い合わせは

アズワン株式会社

カスタマー相談センター

受付時間:午前9時~12時、午後1時~5時30分  
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません

フリーダイヤル TEL 0120-700-875  
FAX 0120-700-763

問い合わせ専用URL <http://help.as-1.co.jp/q>