

パソリナ
マグネチックスターラー

S-700

取扱説明書


S-700

この度は、マグネチックスターラー（S-700）を、御購入頂き、誠にありがとうございました。

本品を正しく御使用頂く為に、御使用前に必ずこの説明書をお読み下さる様、お願い致します。

◆ 各部名称

1. 電源スイッチ
2. 電源パイロットランプ
3. 回転数調整ボリューム
4. PVCシート

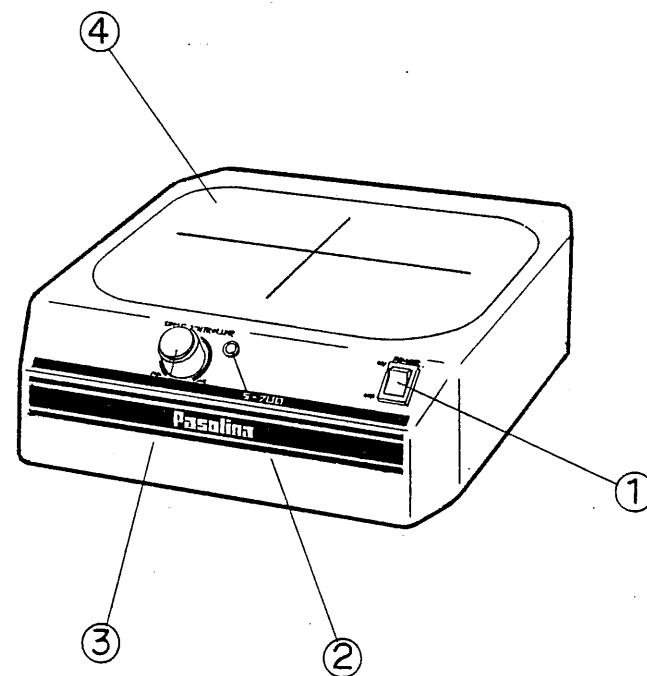

◆ 仕様

回転数	100 ~ 1,500 rpm
攪拌容量	MAX. 7 l
攪拌台寸法	200×200 mm
外形寸法	w 220×D 260×H 81 mm
重量	2.5 kg
電源	AC100V 50/60Hz 1A
付属品	テフロン回転子 30mm 1個

◆ 取扱方法

1. 電源コードを接続して、電源スイッチを入れて下さい。
この時に、必ずアースを取る様にして下さい。
2. 回転数調整ボリュームを、MINの位置にして下さい。
3. 回転子を入れた攪拌容器を、攪拌台の中心に乗せて下さい。
4. ボリュームを徐々に右に回して、任意の回転数まで上げて下さい。
5. 乗せた攪拌容器を取る場合には、電源スイッチを切るか、ボリュームをMINの位置に、戻してからにして下さい。
6. 御使用後は、電源スイッチを切して下さい。

◆ 取扱上の注意

1. 小型の攪拌容器で攪拌容量が少ない時に、急激に回転数を上げると、内容物が溢れたり、回転子が飛ぶ場合がありますので、御注意下さい。
2. 本体は難燃性特殊プラスチック製ですが、強酸、強アルカリ溶液等には、表面をおかされる時がありますので、十分注意して下さい。

理化学機器の総合メーカー

iuchi 株式会社 **井内盛栄堂**

●本社 大阪市北区天満4-10-15 〒530

- 本社営業部
大阪市北区天神橋2-1-60 〒530 ☎(06) 356-1561(代)-FAX.(06) 354-0775
- 東京支店
東京都千代田区岩本町3-5-2 〒101 ☎(03) 864-0882(代)-FAX.(03) 864-4447
- 関東営業所
埼玉県岩槻市加倉82-1 〒339 ☎(048)757-2288(代)-FAX.(048)757-2289
- 神奈川営業所
厚木市中町3-13-2 〒243 ☎(0462)22-3681(代)-FAX.(0462)22-3671
- つくば営業所
茨城県つくば市稲荷前8-4 〒305 ☎(0298)55-6177(代)-FAX.(0298)55-6178
- 宇都宮営業所
栃木県宇都宮市菊水町9-15 〒320 ☎(0286)33-8141(代)-FAX.(0286)35-7504
- 事務センター
大阪市北区天神橋2-1-60 〒530 ☎(06) 351-7456(代)-FAX.(06) 353-5240
- 大阪物流センター
大阪市此花区豊屋4-1-5 〒554 ☎(06) 463-4551(代)-FAX.(06) 463-4608