

1-7509-01
7510 02
7511

ワークベンチ取扱説明書

この度は、ワークベンチをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前には必ずこの取扱説明書をお読み下さい。また、お読みいただきました後も大切に保管しておいて下さい。


取扱注意事項




- ①天板の耐荷重は約20kgです。それ以上の負荷はかけないでください。
- ②水気の多い場所、極度に乾燥した場所には置かないで下さい。
- ③天板には傷をつけないで下さい。
- ④平坦な場所でご使用下さい。
- ⑤半年に一回程度、各部のネジを締め直して下さい。

組立方法 (電動ドライバーをご用意下さい。)


完成図

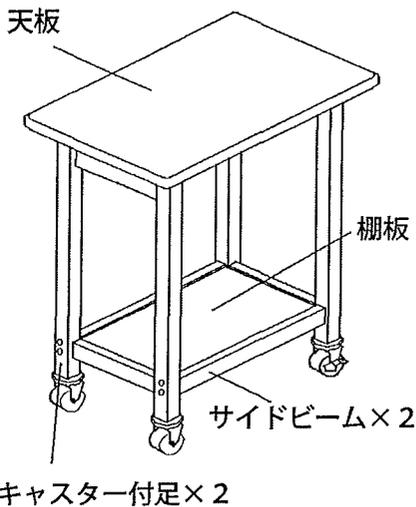


①傷がつかないように段ボールをしき、天板を穴が開いている方を上にして置いて下さい。

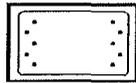


②キャスター付きの足を取り付けて下さい。この時ネジは完全に固定しないで、仮締めして下さい。

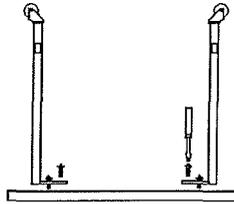


③サイドビームを取り付けて下さい。ネジは仮締めしてください。

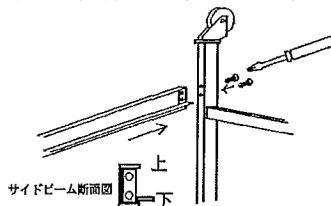

④バランスを見ながら、すべてのネジを確実に固定して下さい。

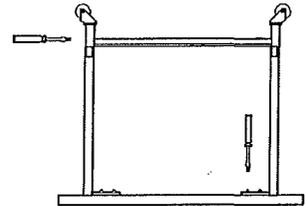

⑤本体をひっくり返して下さい。本体にぐらつきのないことを確認して下さい。下の段に棚板を入れて完成です。

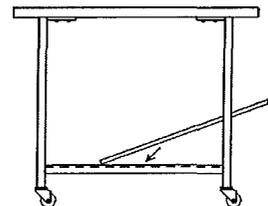

商品に関するお問い合わせは

アズワン株式会社

カスタマー相談センター

フリーダイヤル ☎ 0120-700-875

FAX 0120-700-763

e-mail q@so.as-1.co.jp

受付時間：午前9時～12時、
午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日は
ご利用できません。

2005年8月 初版