

1-7516
5
7517

Instruction Manual

取扱説明書

アズテイクワゴン



この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、本取扱説明書を良くお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し
上げます。
また、お読み頂きました後も大切に保管してください。

安全上のご注意

- ここに示す内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害、財産への損害を未然に防止するためのものです。
- 表示と意味は次のようになっています。

	警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

* 物的損害とは、家屋・家財及び家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

安全上のご注意

警告



- 本機の上に立ち上がったり、踏み台として使用したりしない。
- ・転倒し怪我をする恐れがあります。



- 本機の上に腰掛けたり、重いものを載せたりしない。
- ・転倒や破損し、怪我をする恐れがあります。



- 改造は絶対にしない。
- ・破損や怪我をする恐れがあります。

安全上のご注意

注意

- 定期的に(少なくとも1ヶ月に1度)各部に割れや破損、ネジの緩みが無い点検して下さい。
- 停車させる場合は、必ずキャスターにブレーキをかけて下さい。
- 傾斜のある場所で停車させないで下さい。
- 段差を乗り越える場合や傾斜のある場所を移動する場合は、積載物が落下しないように注意して下さい。
- 異常を発見したままで使用しないで下さい。
- 本製品の耐荷重は、均等荷重にて棚板1枚に対し20kgです。耐荷重を超える物を積載したり、偏った積載をしたりしないで下さい。

お手入れ

- 本体の汚れはぬるま湯か中性洗剤を含んだよく絞った柔らかい布できれいに拭き取ってください。
- シンナー、ベンジン、アルカリ性洗剤、ベンゾール、アルコール、化学雑巾などで拭かないで下さい。

■商品についてのお問い合わせは

アズワン株式会社

カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-700-875

FAX 0120-700-763

e-mail q@so.as-1.co.jp

受付時間:午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。