

取扱説明書

1-7661-01/1-7661-02
帯電防止ガス置換型キャリングケース
ASPH/ASPL

お買い上げ有り難うございます。

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠に有り難うございます。
本製品をより安全に、また、良好な状態でご使用いただくために、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
また、製品を末永くご使用いただくために、この「取扱説明書」は大切に保管してください。
本品を譲渡・貸与される時には、新しい使用者が安全な正しい使い方を知るために、この取扱い説明書を、製品本体と共に必ずお渡しく下さい。

 **アズワン株式会社**

安全上のご注意

この取扱説明書では製品を安全に、正しくご使用いただき、事故や損害を未然に防ぐため、安全上特に注意すべき事項についての情報を、その重要度や危険度によって下記のような警告表示で定義しますので、これらの指示に従って、安全にご使用いただくようお願い申し上げます。

各警告表示の定義

 警告	取扱いを誤ると、重度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。	 お願い	安全を確保するために注意が必要な事項。
 注意	取扱いを誤ると、軽度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。		

いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守り下さい。

安全確保の図記

	特定しない、一般的な注意、警告、禁止事項		特定しない一般的な使用者の行為
	分解及び改造により感電などの傷害が起る可能性がある場合の禁止		機器の特定の場所に触れると傷害が起る可能性がある場合の禁止
	感電の危険性の注意		

<設置上の安全に関する注意>

製品の設置にあたっては、安全な使用と製品の機能を十分に発揮させるため、次の項目をよくお読みの上、適切な場所をお選びください。

 警告	
	・60℃以上の高温物体（乾燥機等）に近接しないところでご使用下さい。本体が変形する恐れがあります。
 注意	
	・水平で安定したところでご使用下さい。本製品が転倒したり、収納物が、転倒、落下する恐れがあります。 ・直射日光のあたらないところでご使用下さい。エンビ板が、変色、変形、劣化する恐れがあります。

<使用上の安全に関する注意>

 警告	
	<ul style="list-style-type: none"> ・本製品の大部分はエンビ製です。本製品を乱暴に扱うと、破損してケガをする恐れがありますから、丁寧に扱ってください。 ・扉の開閉はゆっくり行ってください。乱暴に扱うと破損してケガをする恐れがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ・改造及び分解はしないでください。改造及び分解したものを使用して事故がおきた場合、当方は一切の責任を負いかねます。
 注意	
	<ul style="list-style-type: none"> ・本製品を持ち運びする場合は、収納物が転倒したりしないように注意してください。 ・持ち運びする際は、振動や衝撃を与えたり、むやみに上下に揺らしたりしないでください。ガスが漏れたり、外気が流入することがあります。 ・落下させるなど強い衝撃を与え、パネルなどに亀裂が入るなど、破損した場合は使用を中止し、絶対に加圧しないでください。 ・ASPH タイプについては棚板が落下する恐れがありますので注意してください。
	<ul style="list-style-type: none"> ・本製品は、酸類（塩酸、クロム酸、硝酸、硫酸等）・有機溶剤（アセトン、キシレン、クロロホルム、アルコール、酢酸等）に侵されますから、これらの薬品の接触をさけてください。

<製品概要>

- ・本製品は帯電防止仕様のパネルを使用していますので、静電気の発生を抑えることが可能です。
- ・窒素置換用として Rc1/4 ポートを標準装備しています。

<ガス置換について>


- 本体右側面の Rc1/4 ポート 2 箇所ガスコックを取付けて、窒素などでガス置換をすることができます。
- ガス導入量は毎分 3L 程度の流量で行なってください。
- ガス導入圧力は 4.9kPa (500mmAq) 以下にしてください。
- 排気側ガスコックは全開にしてガスを導入してください。
- ガス置換後は導入側・排気側のガスコックを全閉にしてください。

注意：本品は耐圧構造ではありませんので、内圧が 4.9kPa (500mmAq) a 以上にならないように使用してください。


<ガス置換についての注意>

 注意	
	<ul style="list-style-type: none"> ・置換ガスの供給を停止した後は、内部の雰囲気は供給時と同等に保つ事はできませんので、収納物を長時間保管しないでください。 ・庫内が陽圧になりますと、扉パッキン部などからガスがリークし、本体の破損を防止しますが、急激な圧力上昇には対応できませんので、ガス導入の際は低圧力で置換してください。 ・本品は耐圧構造ではありませんので、内圧が 4.9kPa (500mmAq) a 以上にならないように使用してください。

<各部の名称>

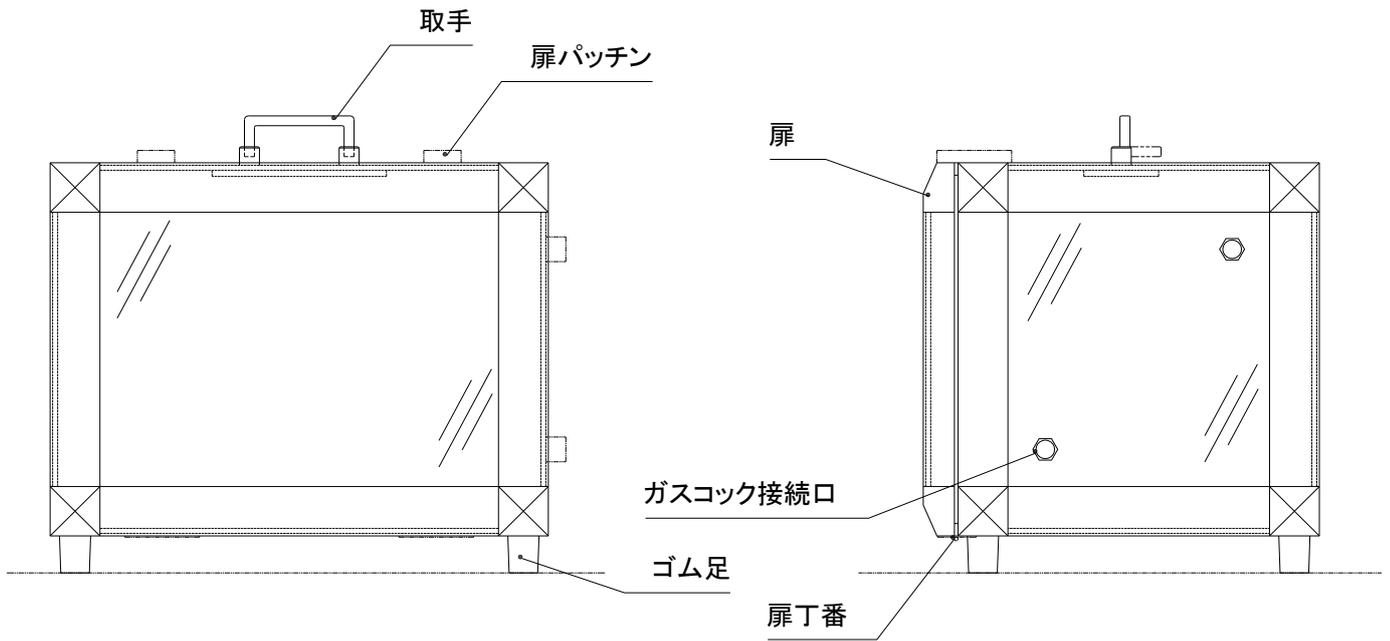

帯電防止ガス置換型キャリングケースASPL

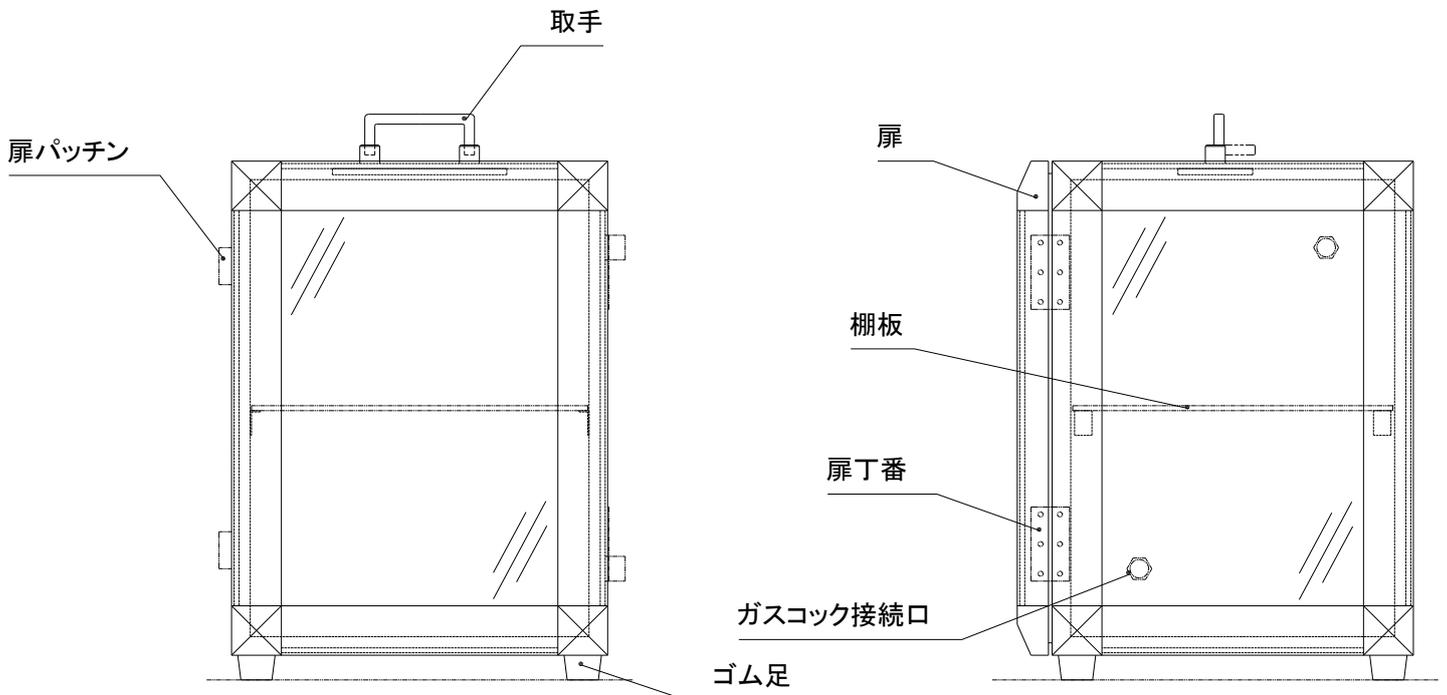

帯電防止ガス置換型キャリングケースASPH

<お手入れについて>

清掃は、お湯又は水を硬く絞った柔らかい布で拭いてください。

取れにくい汚れは、中性洗剤を使用し、洗剤の使用後は布で拭きとってください。

 注意	
	・有機溶剤、クレンザー（磨き粉）、シンナー、灯油、酸等、及びこれに類するものは、絶対に使用しないでください。

<仕様>

	ASPL	ASPH
外寸 mm (突起部含まず)	W400×D318×H332	W302×D318×H420
本体材質	フレーム：アルミ型材 耐食アルマイト処理 コーナー：ABS樹脂成形品 扉板・側板 天板・底板・背板：制電塩化ビニル樹脂 扉 丁 番：SUS430	
棚板	一枚（ASPHのみ）	
付属品	ガスコック接続口用ブランクプラグ×2個	

第4版 2013年07月作成

アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは
 カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-700-875

FAX 0120-700-763

問い合わせ
 専用URL

<http://help.as-1.co.jp/q>

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
 土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。