

品 名/品 番	ホモジナイザー（ハンディ型）	S — 2 0 3
---------	----------------	-----------

この取扱説明書を良く読んでご使用ください。取扱説明書は保管して下さい。

仕 様

回 転 数	Max. 20,000rpm、可変
モーター	DC12V、40W
電 源	AC100V、50/60HZ、0.5A
使用環境	温度5~30℃ 湿度80%以内

部品明細


ホモジナイザー本体	・ ・ ・ ・ ・	1
本体スタンド兼トランス台（スタンド内にトランスを置く）	・	1
スピンドル（アルミ製）二種類	・ ・ ・ ・ ・	各1
チャック締付用スパナ	・ ・ ・ ・ ・	1

安全のための注意事項


- 防爆型ではありません。引火性、爆発性のあるガスの雰囲気中では、絶対に使用しないでください。
- 電源はAC100V、1A以上取れるコンセントに直接差し込んでください。
- 電源コードを束ねたまま使用しないでください。過熱、火災の原因になります。
- スピンドルをしっかりと固定し、使用中の脱落事故を防いでください。
- トランス台を、落とさないような場所に設置してください。
- 電装部に水溶液がかからないようにしてください。腐食、電装部の故障、特に漏電の原因となります。
- 使用環境の範囲を越えて使用しますと動作不良、故障の原因となります。
- 使用しないときは、必ず電源コードを抜いて保管してください。
- 雷が鳴り始めたら、電源スイッチ、元電源を切ってください。
- 装置を分解・改造しないでください。漏電、感電、異常動作、火災等、事故の原因になります。

使用方法

1. 本体の電源スイッチをOFFにして、コードをトランスにつなぎます。
2. トランスのコードを電源に差込みます。
3. 本体先端のストッパーを押しながらチャックをゆるめ、スピンドルを差込んで、締めます。
チャックを付属のスパナを使ってしっかりと締付け、スピンドルを固定します。
4. 電源スイッチを、時計方向に回すと、スイッチはONになり、さらに回していくと、回転速度は上がります。
5. 使用後は、必ず電源スイッチを切り、スピンドルを清潔にして保管してください。

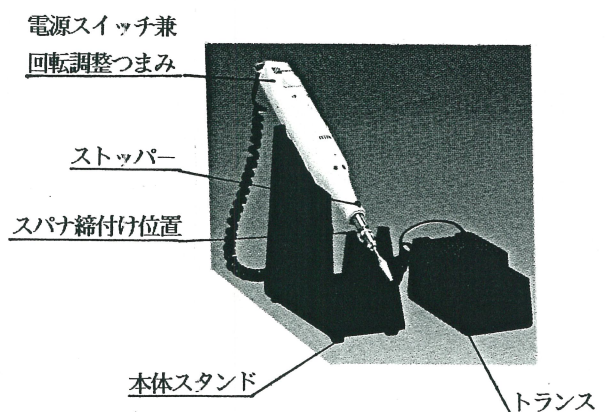

使用例

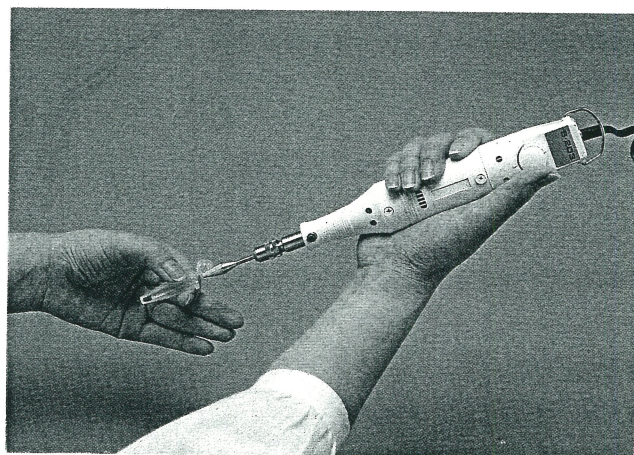

保証・故障・修理

1. 通常の使用における故障については、お買い上げ後一年間無償保証します。
印刷の汚れ、剥がれ、外装の傷等、また、落下による破損、消耗品の交換等については、保証いたしかねますのでご了承ください。
2. 使用中、異常が発生した場合、直ちに運転を中止し、販売店にご連絡ください。
この際、製造番号もあわせて、ご連絡ください。

HOMOGENIZER

パワーホモジナイザー

注文コード	品番	型番	品名	価格(税抜)
CK-0910-010	I-1133-01	S-203	スピンドル2本付	¥ 52,000
CK-0910-020	I-1133-02	S-303		¥ 113,000

■ 特長

- 1.5m³サンプリングチューブで、簡単にホモジナイズができます。
- 円錐型・4面カット型(先端歯付)の2種類のスピンドルが付属しています。

■ 仕様

〈ホモジナイザー S-203(ハンディ型)〉

- 回転数：最高2000rpm変速可 50/60Hz
- モーター：DC12V 40W
- その他：卓上スタンド付
- 電源：AC100V 50/60Hz トランス付

ブラグ：3Pタイプ

● 電源コード長：1.8m

● 重量：ルーター／230 g

● 材質：スピンドル2本/アルミニウム

〈ホモジナイザー S-303(フレキシブル高トルク型)〉

- 回転数：最高1400/1500rpm変速可 50/60Hz

● モーター：コンデンサー型25W

● その他：フットスイッチ付

● 電源：AC100V 50/60Hz

ブラグ：3Pタイプ

● 電源コード長：1.8m

● 重量：ルーター／150 g、本体／2.5kg

● 材質：スピンドル2本/アルミニウム




S-203






S-303



使用例

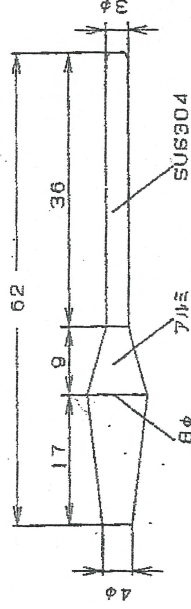

ホモジナイザースピンドル チャック式 A型 先端 丸型

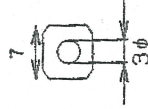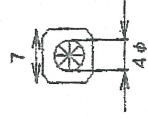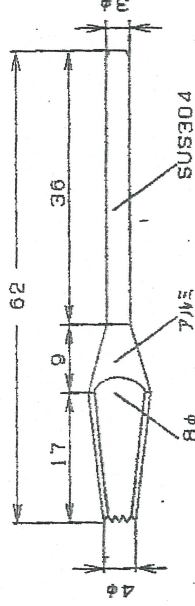

ホモジナイザースピンドル チャック式 C型 4面カット先端ギザ型