

1-2401
1-120-01

デジタルホットプレート

取り扱い説明書

この度はデジタルホットプレートをご購入頂き有難うございました。

仕様

タイプ	722A-1	720A-1
天板材質	アルミニウム	アルミニウム
プレートサイズ	180 X 180 MM	254 X 254 MM
本体外寸	205 X 255 X 105 MM	270 X 380 X 165 MM
電源	100V 50/60HZ	100V X 50/60HZ
ヒーター容量	800W	1100W
プレート温度	室温-350度	室温-350度
温度誤差	±1度以下 (300度以下)	±1度以下 (300度以下)
温度制御方式	サーミスタ式	サーミスタ式
表示	7セグメントLED	7セグメントLED
重量	約4KG	約12KG

ディスプレイの機能

ディスプレイは5つの異なる機能を見ながら設定することができます。
現在表示されている機能は、ファンクションキーの上部の小さなLEDで示しています。

ヒーター機能

PLATE
TEMP
①

このキーを押すとプレート表面の温度が表示されます。
表示はリヤーパネルのC/Fスイッチを選択することにより、
“C”、又は“°F”で表示させることができます。
もし、ユニットがセットした目標温度になっていなければ、
表示と合わせて短い間隔で目標温度も表示いたします。
プレートターゲットランプは、目標温度が設定されていることを示します。
赤いプレートホットランプは、プレート温度が50℃ (122°F) 以上であることを示します。

PROBE
TEMP

2

このキーを押すと、プローブの測定した温度を表示します。
表示は、リヤーパネルのC/°Fスイッチを選択することにより、
“℃”又は、“°F”で表示致します。
もしプローブがきちんと入っていなかったときは、プローブ温度は
0℃、又は32°Fと示します。
ユニットが目標温度になっていなければ、表示と合わせて、短い間
隔で目標温度も表示します。もしプローブがはずれていたときは、
表示は、レンジ外を表示します。

タイマー

TIMER
HR:MIN

4

このキーを押すと、タイマーの残り時間を、時：分で表示致します。

TIMER
MIN:SEC

5

このキーを押すと、タイマーの残り時間を、分：秒で表示致します。

傾斜度

RAMP
°/HR

6

このキーを押すと、1時間当たりの温度傾斜角度を表示します。
もし傾斜角度の設定がない場合は、「OFF」と表示します。

その他のキーについて

8

AUTO
OFF

このキーを押すと、タイマーで自動的に加熱を停止します。
再びこのキーを押すと、AUTO OFFが解除され、ランプは
消灯します。

HEATER

OFF



このキーを押すとプレートヒーターの加熱を停止します。



このキーを押すと、ディスプレイは0の表示に戻り、設定の訂正ができます。ディスプレイに0が表示されているときに再びクリアーキーを押すと、SETキーを押す前の状態に戻ります。

SET



このキーを押して温度設定、タイマー設定をします。

セット操作方法

プレート温度設定

室温～400℃迄の範囲で温度を設定できます。目標温度に達するまで自動的に電気を供給します。一度に一つの温度設定しか出来ません。

また、新しく温度設定をしますと前の設定温度は消去されます。

プレートの温度を設定するには、

- 1, [SET]キーを押して下さい。
- 2, [1] PLATE TEMPキーを押して下さい。
- 3, 目標温度をテンキーで入力して下さい。
- 4, [SET]キーを押して下さい。

これでプレート温度は上昇を始めます。事前に摂氏、華氏の選択をリヤーパネルの切替えスイッチで選択しておいて下さい。

タイマー設定

タイマーは、99：99というカウントまでセットできます。

タイマーを設定するには、

- 1, [SET]キーを押して下さい。
- 2, [4] TIMER HR/MINまたは、[5] TIMER MIN/SEC, キーを押して下さい。
- 3, テンキーで時間を入力して下さい。
- 4, [SET]キーを押して下さい。

傾斜度の設定

傾斜度のセットは、目標温度に接近する速度を調整します。

0～555℃/Hrまたは、0～999°F/Hrの範囲で調整します。

しかし、通常のヒーター加熱で得られるスピードより早い設定の場合、残念ながらその速度は得られません。

プローブ（別売り）による温度設定

プレート上に置いたものを希望の温度に設定したいときに使います。

プローブによる温度設定をするには、

- 1, [SET]キーを押して下さい。
- 2, [2] PROBE TEMPキーを押して下さい。
- 3, 目標数値をテンキーで入力して下さい。
- 4, [SET]キーを押して下さい。

これでプレート温度は上昇を始めます。

■アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは
カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-700-875
FAX 0120-700-763

受付時間: 午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。