

《取扱説明書》

品 名	クリーンルーム用パソコンラック		
型 番	MS-06	2-8061-01	600*600*1400H
安全上のご注意 ！警告！ 怪我等の原因となります	床面が平滑なところでご使用ください。凸凹状態のところでの押し歩きは本体やキャスター等の部品の破損の原因となります。 誤った使用や、無理な荷重等は破損の原因となります。 天板等金属板の端部に直接触れないで下さい。手などの怪我等の原因となります。 移動の際にはキャスターのストッパーの解除を確認してから移動してください。ストッパーをかけたままご使用になりますとキャスターが破損、脱落する恐れがあります。 本体のゆがみやキャスター等の部品に異常がないか定期的にご確認ください。 上記の注意点を守り異常やガタツキがないかご確認のうえ正しくご使用ください。 もし使用中に変形や曲がり、ネジの緩みなどによるガタツキや異音が発生した場合には直ちに使用を中止し、ご購入の販売店にご相談ください。そのままご使用になりますとキャスターの脱落や本体の破損により、怪我等の原因となります。		
仕様	パンチング仕様となっており埃などが付きにくいクリーンルームなどで使用するワゴンです。		
材 質	本体部分 ステンレス		
キャスター	ナイロンキャスターφ50mm前2個ストッパー		
棚耐荷重	10kg 一段あたり		

▲アズワン株式会社

カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-711-875

FAX 0120-711-763

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません

問い合わせ専用URL <http://help.as-1.co.jp>

組立方法

ご確認ください	
梱包されている部品	柱部品 2個 補強板 1枚 パンチング棚板(大) 1枚 パンチング棚板(小) 3枚 ボルト 20本 平ワッシャー 20枚 スプリングワッシャー 20個
お客さまでご用意 いただく工具	六角レンチ M8用

注意事項	必ず2人以上で組立作業を行ってください。 切断面を触れたりボルト用の穴に指などを入れないで下さい。ケガなどの原因となります。 ご使用になる前にボルトの締め付けがされているかご確認の上ご使用下さい。 緩んだままご使用になりますと転倒やゆがみなどによりケガなどの原因となります。
------	---

組立方法	①	柱部品2個を倒した状態に並べ一番上の穴と一番下の穴にパンチング棚板(小)をそれぞれ取り付けます
	②	一番下から6番目の穴にパンチング棚板(大)を取り付けます。
	③	一番下から3番目の穴にパンチング棚板(小)を取り付けます。
	④	奥になる方の柱の上から4番目と6番目の穴を使って補強板を取り付けます。
	⑤	本体を立てて柱と棚板が垂直になっているか確認しボルトを緩まなくなるまで締め付けます。