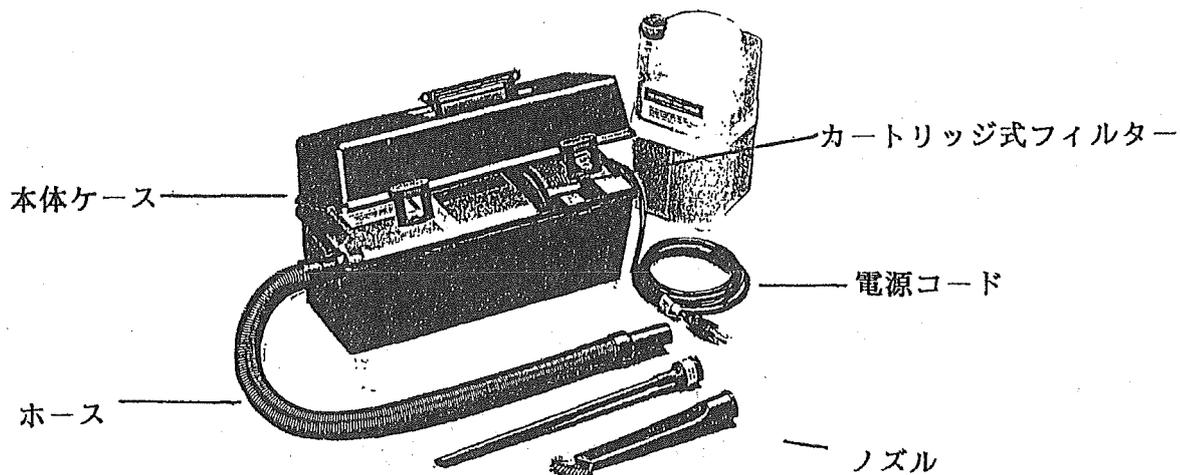


バキュームクリーナー

● 外観図



● 仕様

本体サイズ	150 × 220 × 430 mm	
ホース長	813 mm ~ 3 m	
電源	115 V 50/60 Hz	
馬力	1 HP	
カートリッジ式フィルター	HEPA(タイプ1)	ノーマル(タイプ2)
粒子の吸引可能範囲	0.3~0.5ミクロン程度	10ミクロン程度

- ◆ ホースやノズル類のすべてのパーツはケースの中に収納され、コンパクトで軽量のバキュームクリーナーです。フィルターは使い捨てタイプのカートリッジ式で、標準フィルターとHEPAフィルターの2種類があります。（最初本体には標準フィルターが付属しています。）HEPAフィルターは、0.3～0.5ミクロン程度の微細な粒子まで吸引可能です。

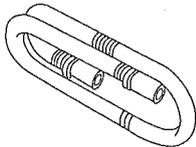
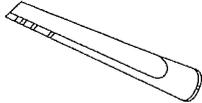
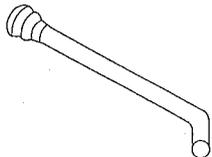
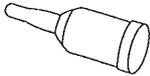
● 操作方法

1. コンセントを電源に差し込んで下さい。
3Pのコンセントでないときはアースをして下さい。
2. ホースとノズルを本体にセットします。
3. スイッチをONにして下さい。
4. モーターが回転しはじめ、クリーニングが可能となります。
5. クリーニングが終了したら、今までと逆の手順で、スイッチをOFFにし、ホース・ノズル等を整理して下さい。

■バキュームクリーナー

8-514-01

■付属品リスト

商品コード	商品名	型番	形状
8-514-01-01	ホース、32インチ	SV-SH32	
8-514-01-02	ノズル、クレバス	SV-CN1	
8-514-01-03	ノズル、タブラー	SV-WA2	
8-514-01-04	クレバス、ニードルノーズ	SV-NN	
8-514-01-05	クレバスブラシ	SV-CB1	
8-514-01-06	ダストブラシ	SV-DBSD1	