

ネスティングカート DNC-01


組立説明書

このたびは弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本書はネスティングカートDNC-01の組立て方を説明しています。
この組立説明書をよくお読みになり、本書の内容に従い組立ててください。


構成部品

※組立て前に必ず下記の部品がそろっていることをお確かめください。

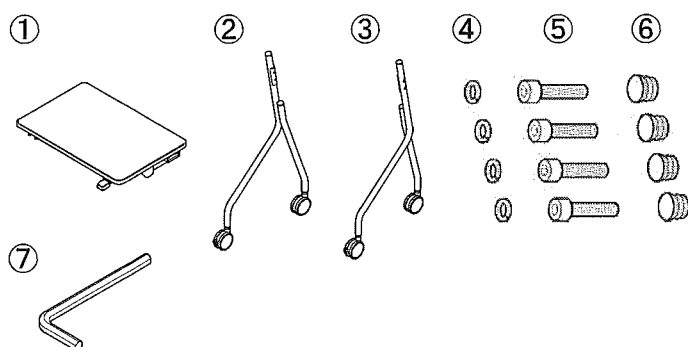


番号	部品名称	個数
①	カート天板(棚付)	1ヶ
②	支柱・左	1ヶ
③	支柱・右	1ヶ
④	ワッシャ	4ヶ
⑤	ソケットボルトM8×35	4ヶ
⑥	丸キャップ	4ヶ
⑦	六角レンチ	1ヶ

組立要領

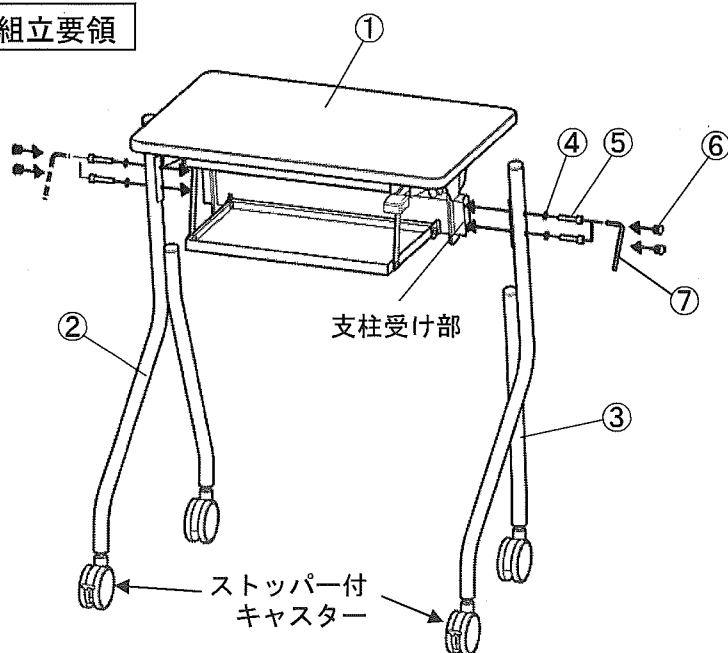


- ②支柱・左, ③支柱・右を①カート天板の左右の支柱受け部に合わせ、④ワッシャ、⑤ソケットボルトの順でネジ穴に差込み、⑦六角レンチを使用しソケットボルトを締め付けます。
- 左右それぞれのボルトの締め付けが終了したのち、支柱のガタツキがないことを確認してください。
- ⑥丸キャップをネジ穴に差し込みます。

※組立前の準備作業

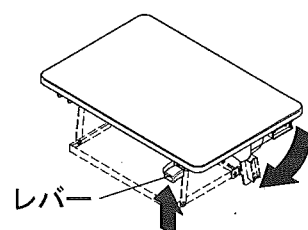

レバーを上げ、棚・支柱受けバーを下ろす。

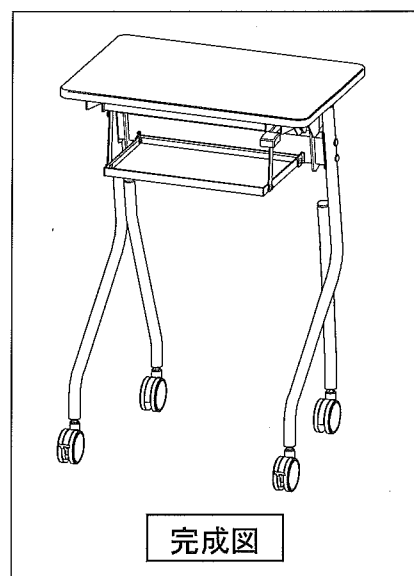

完成図