


ディスボBOXホルダー壁掛け架台 取扱説明書



この度は、当社製品をお求め頂き、誠に有難うございます。
正しくお使いいただく為、必ずこの取扱説明書をお読み下さい

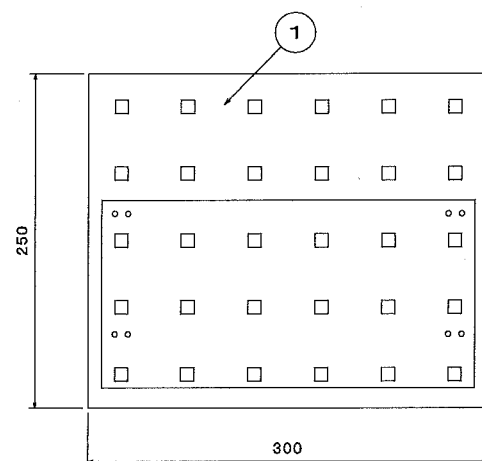

使用方法

- ① パネル①を、スチールパネルに取付ける
- ② ホルダー③に、取付金物②を付属品のネジで取付ける
- ③ 取付金物を付けたホルダーをパネルに掛ける。

注 ホルダーに金物を取付ける際に、左右、各内側の穴を利用すること
(スケッチ参照のこと)

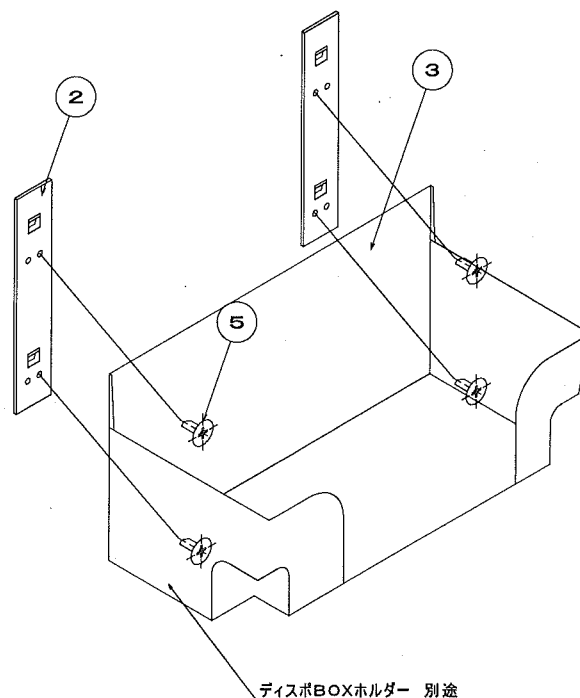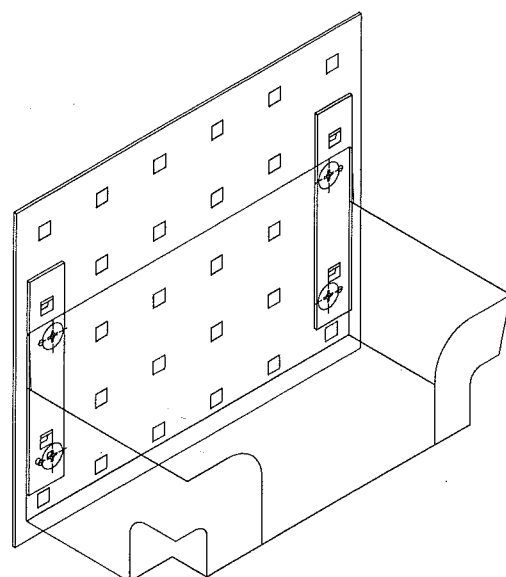

品番	品 名	個 数	備 考
1	COPACOパネル	1	SPCC t=1.0 メラミン焼付塗装
2	金具A	2	SPCC t=2.3 メラミン焼付塗装
3	デバイスBOXホルダー	1	樹脂成型品(アズワン様商品)
4	マグネット	4	専用マグネット L=230
5	取付ビス	4	市販品 M4X5

注 置台の耐荷重:

製品お取り扱いの注意

- ① マグネットの鉄への吸着は、接着や機械的固定ではない為、吸着力以上の力が加わったり、端部が浮いた状態で使用すると被着体からの剥離、落下の原因になりますのでご注意ください
- ② マグネットに時計、磁気テープ、磁気カードなど、磁気の影響の恐れがあるものは近づけないで下さい
- ③ パンチング(角穴)を取付ける際は磁力が強い為、指を挟まないようにご注意ください。
- ④ 選択したパネル、磁石の貼り方などにより、取り付けたい物の耐荷重値は異なってきます。ご使用の際には手を添えて、落ちたりズレ落ちないことを確認してからご使用ください
- ⑤ パネルを設置する際は、パネルや棚などの重量に耐えられる壁面に設置して下さい
- ⑥ 耐荷重値の表示の値は専用フック、棚受けを使用した時の参考値です。他社製マグネット、パネル、フック等を使用した際、大きく値が変わることがあります。(最下部の値がパネル荷重合計になります)
- ⑦ パネルに吸着させた状態での取り外しは、剥離、落下の原因となりますのでご注意ください。
- ⑧ 人が通る戸口や振動が多い場所など、パネルを取付ける箇所にはご注意ください。
- ⑨ パネルの特徴をご理解いただき、安全な環境でのご使用をお願いいたします