


注意


- 組立てる前に、この説明書を良くお読みの上、正しく組立てて下さい。
- 組立てる前に、セット内容に欠品、欠損がないか確認して下さい。
- 組立作業は、水平で安定した場所で行って下さい。
- 本製品はスチール部品がありますので、組立てる際は手袋を必ず着用して下さい。
- 耐重量は棚板1枚あたり250kgです。耐重量を超える物は載せないで下さい。

必要工具

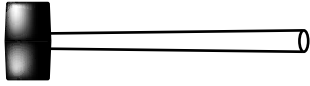

ゴムハンマーなどのソフトハンマーを準備してください。

セット内容

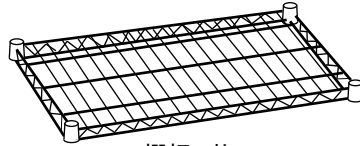


棚板 4枚



柱 4本




テンパー 16組

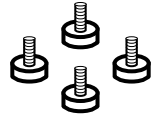

アジャスター 4個


1 柱にアジャスターを取り付けます。

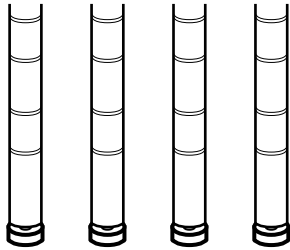


4 同様に他の棚板も下から順に取り付けます。



2 最下段の棚板の取り付け位置にテンパーを取り付けます。

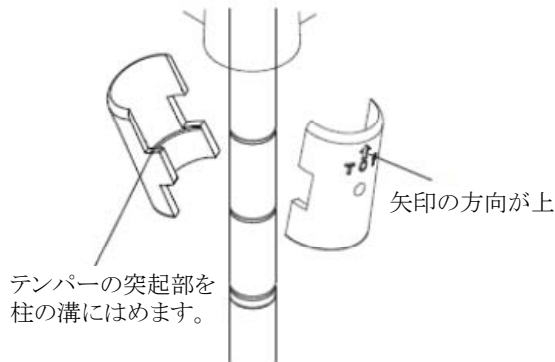


5 ゴムハンマーで棚板の4隅付近を叩いて、ラックをしっかりと固定させます。

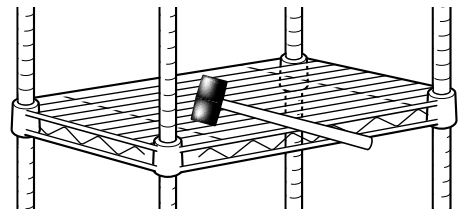


※注意：床面を傷つけないよう、アジャスターの下に布などを当ててください。

3 最下段の棚板を取り付けます。

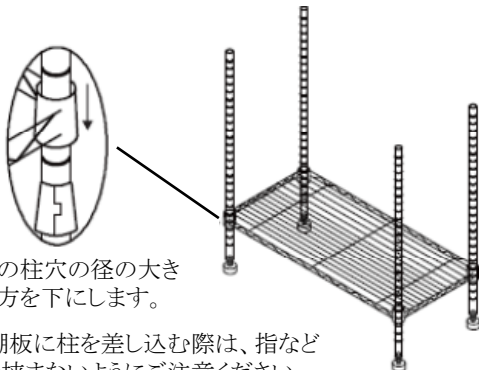

※注意：棚板に柱を差し込む際は、指などを挟まないようにご注意ください。

6 最後にアジャスターで水平になるように調整します。

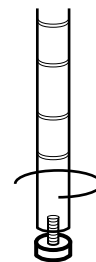

2013年11月初版作成

AS ONE アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは
カスタマー相談センター

フリーダイヤル ☎ 0120-711-875

FAX 0120-700-763

問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日は、ご利用できません