

《 取扱説明書 》

品名	品番	型番	仕様	重量	幅*奥行*高さ(mm)	棚間サイズ(mm)	天板高さ
スクエアワゴン	8-8654-01	SQ-A	引出付	9kg	435*435*800H	370	800mm
	8-8654-02	SQ-B	引出無	6kg		475	

安全上のご注意 ! 警告! 怪我等の原因となります	床面が平滑なところでご使用ください。凸凹状態のところでの押し歩きは本体やキャスター等の部品の破損の原因となります。 誤った使用や、無理な荷重等は破損の原因となります。 天板等金属板の端部に直接触れないで下さい。手などの怪我等の原因となります。 移動の際にはキャスターのストッパーの解除を確認してから移動してください。 ストッパーをかけたままご使用になりますとキャスターが破損、脱落する恐れがあります。 本体のゆがみやキャスター等の部品に異常がないか定期的にご確認ください。 上記の注意点を守り異常やガタツキがないかご確認のうえ正しくご使用ください。 もし使用中に変形や曲がり、ネジの緩みなどによるガタツキや異音が発生した場合には直ちに使用を中止し、ご購入の販売店にご相談ください。そのままご使用になりますとキャスターの脱落や本体の破損により、怪我等の原因となります。
-------------------------------------	---

仕様	コンパクトでシンプルな正方形の天板のカートです。SQ-Aは小物の収納に便利な引出付です。
材質	本体主要部分 ステンレスNSS442M3等(JIS規格 SUS430J1L)
	この素材はニッケルを含まずにSUS304と同等の耐食性を有する材質で一般には洗濯機のドラムや自動車の排ガス処理部品などで実績のある材質です。また304と異なり磁石が付くのでマグネットクリップなどを利用したメモなどの添付に便利です。
キャスター	φ75mm対角ストッパー付ウレタン製
棚耐荷重	5kg 一段あたり


アズワン株式会社

商品に関するお問い合わせは
カスタマー相談センター

フリーダイヤル >  0120-711-875
> FAX 0120-700-763
問合せ専用URL > <http://help.as-1.co.jp/q>

受付時間：午前9時～12時、午後1時～午後5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません