

取扱説明書

折りたたみ式試験管立て

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。


■本製品をより安全に、また良好な状態でご使用いただくために必ず、この『取扱説明書』をお読みの上正しくお使い下さい。また、製品を末永くご使用いただくために、この『取扱説明書』は大切に保管してください。

ご使用にあたっての注意 注意


- ・本商品はワンタッチで組立てができる折りたたみ式試験管立てです。用途以外の使用はしないでください。
- ・乱暴な取り扱いや無理な力は加えないでください。破損や事故の原因になります。
- ・本商品を堅牢で水平な場所に設置してください。
- ・使用中に本体の損傷や異常なガタツキを生じた時は、使用をおやめください。
- ・異常を発見した場合は使用を中止し、お買上げの販売店にご相談ください。

使用方法


■組み立て方法

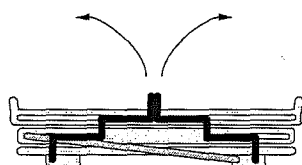

- ・試験管立て本体枠を静かに引き上げます。

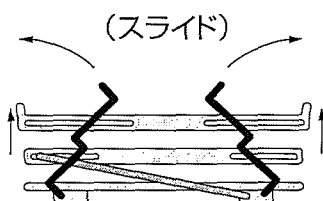

- ・本体枠の引き上げと同時に上段・中段プレートがスライドしながら引き上がります。

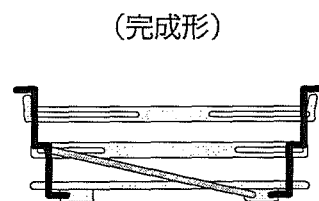

- ・最後まで引き上げると上段プレートにユニットが固定され中段ユニットに固定フックが固定されます。

- ・収納時は上段部を上部に持ち上げ本体枠のフックをはずしゆっくりと上図と逆の動作を行ってください。
- ・試験管をセットする場合は本商品が確実に組み立てられていることを確認してから行ってください。
- ・本商品は構造上、組み立て時にあそびができますが異常ではありません。



注意

- ・試験管をセットしての移動はおやめください。また本商品を移動させる場合は必ず本体の枠を持って移動してください。上段を持つての作業は絶対におやめください。本商品のロックがはずれる恐れがあります。

仕様

型番	OSS12-50	OSS15-50	OSS165-50	OSS18-50	OSS30-10	OSS40-10
本体サイズ	281mm×129mm×103mm					
角穴(mm)	14	17	18.5	20	32	42
配列	5×10				3×6	2×5
材質	ステンレス(SUS304)					

※本体サイズはフック収納時の寸法です。 ※角穴寸法はおおよその寸法です。

■商品についてのお問い合わせは

アズワン株式会社

カスタマー相談センター

受付時間:午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません

フリーダイヤル TEL 0120-700-875
FAX 0120-700-763

問い合わせ専用URL <http://help.as-1.co.jp/q>