

## 長時間タイマー [LW-101]

## 目次

製品概要	1
電池の実装および交換	2
タイマー時間の設定	3~4
電子音の止め方	5
表示切替ボタンの使用方法	5
電池の残量表示	5
お問い合わせ	6
保証書	7

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

■本製品を安全に、また、良好な状態で使用いただくために必ず、この「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■また、製品を未永くご使用いただくために、この「取扱説明書」は大切に保管ください。

アズワン株式会社

## 製品概要

本製品は最大9,999時間59分まで設定することができる長時間タイマーです。

液晶により残り時間を常時表示し、設定時間に達するとブザー（電子音）で知らせます。電池<sup>※1</sup>（単三アルカリ乾電池4個）で約1年半使用可能です。

注）乾電池は別売です。<sup>※2</sup>

## ■本製品は以下のような特長をもっています

- ①簡単操作でタイマー時間の設定ができます。
- ②タイマー動作中は、キーロックがかかり、不意のボタン操作による計測ミスを回避します。
- ③タイマー動作中に、残り時間表示から経過時間表示や設定時間表示に切り替えることができ、設定時間を忘れた場合にも対応できます。
- ④電池の残量が少なくなった時には液晶表示上で警告マークが点滅し、計測ミスを回避できるようになっています。
- ⑤設定時間到達時には大音量電子音でお知らせします。

※時間設定は1分単位です。


※時間精度はクロックに水晶発振子を使用し1,000時間で±10秒（25±3℃で使用時）と高精度です。

※新品の電池<sup>※1</sup>


注）<sup>※2</sup>

## ご使用方法


## 1.電池の装着

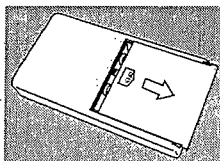

- ①表面の電池ボックス蓋を取り外します（指で矢印の方向に蓋を動かします）

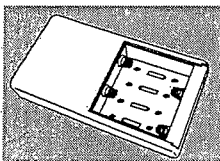

- ②単三アルカリ乾電池4個をご挿入下さい。

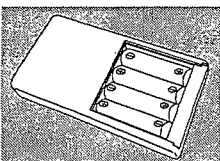

- ③電池には極性がありますので、電池ボックスに表示されている記号に従ってご挿入下さい。

図1

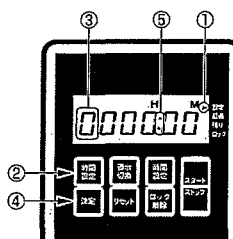


図2

- ④電池を挿入した時の液晶表示は図2のようになっています。①の目印が「設定」を指しており、時間設定モードであることを表示しています。

## 2.タイマー時間の設定-1（4桁目の時間設定）

図2の②「時間設定」ボタンを押します。④の液晶表示（4桁目の時間設定）が点滅し、「時間設定ボタン」を押す毎に0→1→2→・・・→9→0→1・・・と点滅する数字が変化します（この時、「時間設定」ボタンを押す毎にビーと電子音が鳴ります）。

また、「時間設定ボタン」を長押しすることにより、0→1→2→・・・→9→0→1と自動的に数字が切り替わります。

設定したい数字のところで④「決定」ボタンを押します。これで4桁目の時間設定が終了し、点滅の位置が3桁目に移ります。

## 3.タイマー時間の設定-2（3桁目以下の時間設定 及び2桁の分設定）

3桁目以下の時間設定は、4桁目の時間設定と同様に行い、「時間設定」ボタン、「決定」ボタンを使用し、各々の桁を設定していきます。⑤の：表示より右は分の設定で、設定は時間設定と同様に行えます。

## ご使用方法

### 4. タイマー動作開始 (時間計測開始)

3.までの設定を終え図3①のスタート/ストップボタンを押します。タイマー動作が開始します (時間計測開始)。

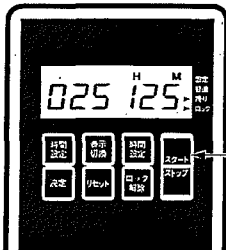


図3

ここでは、251時間25分を設定した場合を示しています。タイマー動作中の表示を図4に示します。①の：表示が点滅し、タイマー動作を示します。時間、分の表記は残り時間を示します。タイマー動作に入った後、間違ってもボタン操作をしないよう自動的にキーロック状態となります。その状態を②の矢印で示します。

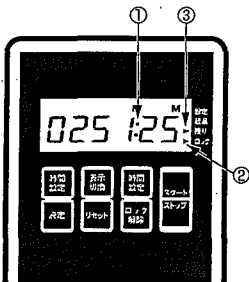


図4

残り時間が0時間0分となった時、電子音でお知らせします。

### 5. 電子音の止め方

「ロック解除」ボタンを長押し (約2秒)、キーロックを解除した後、「リセット」ボタンを押してください。電子音が止まります。

### 6. 「表示切換」ボタンの使用方法

「表示切換」ボタンを一度押しと残り時間の表示から経過時間の表示に変わります。更に「表示切換」ボタンを押すと設定時間が表示され、最初に設定していた時間を知る事が出来ます。もう一度「表示切換」ボタンを押すと残り時間の表示に戻ります。

### 7. 電池の残量表示

電池の消耗が進み、交換が必要な時には図5の①の位置に電池消耗マークが表れ点滅します。電池を交換して下さい。

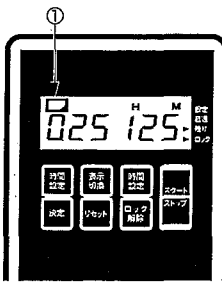


図5

※電池消耗マークが表れ点滅した時に早めに電池を交換して下さい。  
注) 本体が汚れた場合は乾いた布で拭き取して下さい。

お問い合わせ

製品についてのご質問には専用窓口にてお答えしております。

## アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは  
カスタマー相談センター

フリーダイヤル TEL:0120-700-875  
FAX:0120-700-763  
e-mail:q@so.as-1.co.jp

受付時間:午前9時~12時、午後1時~5時30分  
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません

商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。

## 保証書

本製品は適正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に製造上の不備による欠陥又は正常な使用状態での故障の節は下記保証規定により修理いたします。

品名	長時間タイマー
型式	LW-101
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	様
ご住所	TEL:
取扱店名	担当者印
住所	TEL:

アズワン株式会社

### <保証規定>

- 正常な使用状態において故障が生じた場合、お買い上げ日より1年間無償修理致します。
- 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
  - 誤使用、不当な修理・改造による故障。
  - 本品納入後の移動や輸送あるいは落下等による故障。
  - 火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
  - 接続している他の機器が原因による故障。
  - 車両・船舶等での使用による故障。
  - 消耗部品、付属部品の交換。
  - 本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、および保証書の提示がない場合。
- ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。