

取扱説明書

モバイルカート

ME11E ME21E ME11EH ME21EH ME11F ME21F ME11FH ME21FH ME31G ME31H ME31J ME32G
ME32H ME32J MS011E MS011F MS011G MS011H MS011J MS011K MS021E MS021F MS021G
MS021H

お買い上げ誠にありがとうございます。

取り扱い説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

安全にお使いいただくために下記事項を必ずお守り下さい。

⚠ 注意




注意事項

- 転倒し怪我をする恐れがありますので本機の上に立ち上がったり、踏み台として使用したりしないでください。
- 本機の上に腰掛けたり、重いものを載せたりしないでください。
- 改造は絶対にしないでください。
- 定期的に(少なくとも1か月に1度)各部に割れや破損、ネジの緩みが無い点検してください。
- 停車させる場合は、必ずキャスターにブレーキをかけてください。
- 傾斜のある場所で停車させないでください。
- 段差を乗り越える場合や傾斜のある場所を移動する場合は、積載物が落下しないように注意してください。
- 異常を発見した場合は使用を中止してください。
- 積載する際は、偏った積載をしないでください。
- 棚板耐荷重は1段あたり約50Kgです。
- ねじ部のゆるみが発生した場合は再度締めてください。

組立方法

-
- ハンドル付タイプは
ハンドルを挿入
- 1.組み立てたガード枠(5)を棚板(2)の上に置き、キャップ(1)を4隅に挿入してください。
 - 2.支柱(3)を4隅の八角形のキャップ(1)に挿入し、時計回り方向に回し固定してください。
 - 3.もう一枚の棚板(4)の4隅に組み立てたガード枠(5)を置き、支柱(3)の下端を挿入してください。
※棚板3段タイプは2.と3.をもう一度繰り返してください。
 - 4.キャスター(6)を4隅の支柱(3)に挿入し、時計回り方向に回し固定してください。
ストッパー付きは対角に配置してください。

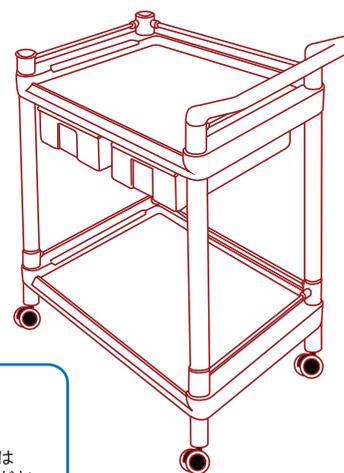

◎ 完成イメージ

仕様

材質: 天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂
キャスター: φ75mm エラストマー製(双輪・2輪ストッパー付)
耐荷重: 50kg/段

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に右記保証規定（1）に基づく正常な使用状態での故障の節は右記保証規定により修理いたします。

品名			
型式			
機番			
保証期間	お買い上げ日より1年間		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	様		
ご住所	TEL :		
取り扱い店名	担当者印		
住所	TEL :		

アズワン株式会社

〈保証規定〉

- 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - 誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - 本品納入後の移動や輸送あるいは落下等による故障。
 - 火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - 接続している他の機器が原因による故障。
 - 車両・船舶等での使用による故障。
 - 消耗部品、付属部品の交換。
 - 本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

TEL 0120-700-875

FAX 0120-700-763

問い合わせ
専用URL

<https://help.as-1.co.jp/q>

■修理・校正についてのお問い合わせは

テクニカルセンター

TEL 0120-788-535

FAX 0120-788-763

問い合わせ
専用E-mail

repair@so.as-1.co.jp

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。