



# 取扱説明書

1-9936-03/04

鍵付アクリルデシケーター

SD-SPKEY/SD-SSKEY

お買い上げ有り難うございます。

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠に有り難うございます。  
本製品をより安全に、また、良好な状態でご使用いただくために、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。  
また、製品を末永くご使用いただくために、この「取扱説明書」は大切に保管してください。  
本品を譲渡・貸与される時には、新しい使用者が安全な正しい使い方を知るために、この取扱い説明書を、製品本体と共に必ずお渡しください。

**アズワン株式会社**

## 安全上のご注意

この取扱説明書では製品を安全に、正しくご使用いただき、事故や損害を未然に防ぐため、安全上特に注意すべき事項についての情報を、その重要度や危険度によって下記のような警告表示で定義しますので、これらの指示に従って、安全にご使用いただくようお願い申し上げます。

### 各警告表示の定義

|                                                                                               |                                     |                                                                                                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  <b>警告</b> | 取扱いを誤ると、重度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。 |  <b>お願い</b> | 安全を確保するために注意が必要な事項。 |
|  <b>注意</b> | 取扱いを誤ると、軽度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。 |                                                                                                |                     |

いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守り下さい。

### 安全確保の図記

|                                                                                     |                                |                                                                                     |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | 特定しない、一般的な注意、警告、禁止事項           |  | 特定しない一般的な使用者の行為               |
|  | 分解及び改造により感電などの傷害が起る可能性がある場合の禁止 |  | 機器の特定の場所に触れると傷害が起る可能性がある場合の禁止 |

## ＜設置上の安全に関する注意＞

製品の設置にあたっては、安全な使用と製品の機能を十分に発揮させるため、次の項目をよくお読みの上、適切な場所をお選びください。

| ⚠ 警告                                                                              |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・60℃以上の高温物体（乾燥機等）に近接しないところでご使用ください。本体が変形する恐れがあります。</li> <li>・周囲温度 5～40℃以内のところ</li> </ul>                               |
| ⚠ 注意                                                                              |                                                                                                                                                               |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・水平で安定したところでご使用下さい。本製品が転倒したり、収納物が、転倒、落下する恐れがあります。</li> <li>・直射日光のあたらないところでご使用ください。アクリル板が、変色、変形、劣化する恐れがあります。</li> </ul> |
| ⚠ お願い                                                                             |                                                                                                                                                               |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・設置の際は必ずキャスターのストッパーをかけてください。</li> </ul>                                                                                |
| お願い                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>・扉の取手は輸送時の破損防止のため、内側に取り付けております。ご使用前に取手を一旦取り外し、外側から取付けなおしてください。</li> </ul>                                              |

※この製品を、屋外で使用することは避けてください。


## ＜使用上の安全に関する注意＞

| ⚠ 警告                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・本製品の上に乗ったり、棚板に足をかけたりしないで下さい。転倒したり、破損したりして、ケガをする恐れがあります。</li> </ul>                                                      |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・本製品の大部分はアクリル製です。本製品を乱暴に扱うと、破損してケガをする恐れがありますから、丁寧に扱ってください。</li> <li>・扉の開閉はゆっくり行ってください。乱暴に扱うと破損してケガをする恐れがあります。</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・改造及び分解はしないでください。改造及び分解したものを使用して事故がおきた場合、当方は一切の責任を負いかねます。</li> </ul>                                                     |
| ⚠ 注意                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・収納物を入れたまま、本製品を移動させないでください。振動により、収納物が転倒や落下したり、棚板が落下する恐れがあります。</li> </ul>                                                 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・本製品は、酸類（塩酸、クロム酸、硝酸、硫酸等）・有機溶剤（アセトン、キシレン、クロロホルム、アルコール、酢酸等）に侵されますから、これらの薬品の接触をさけてください。</li> </ul>                          |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・棚受レールはしっかりと取り付けてください。取付が不完全ですと、棚受が外れたり、棚板が落下する恐れがあります。</li> </ul>                                                       |

## <製品概要>

上下各扉に鍵付のパッチン錠追加により収納物の保管・管理がおこないやすくなっております。

## <各部の名称>

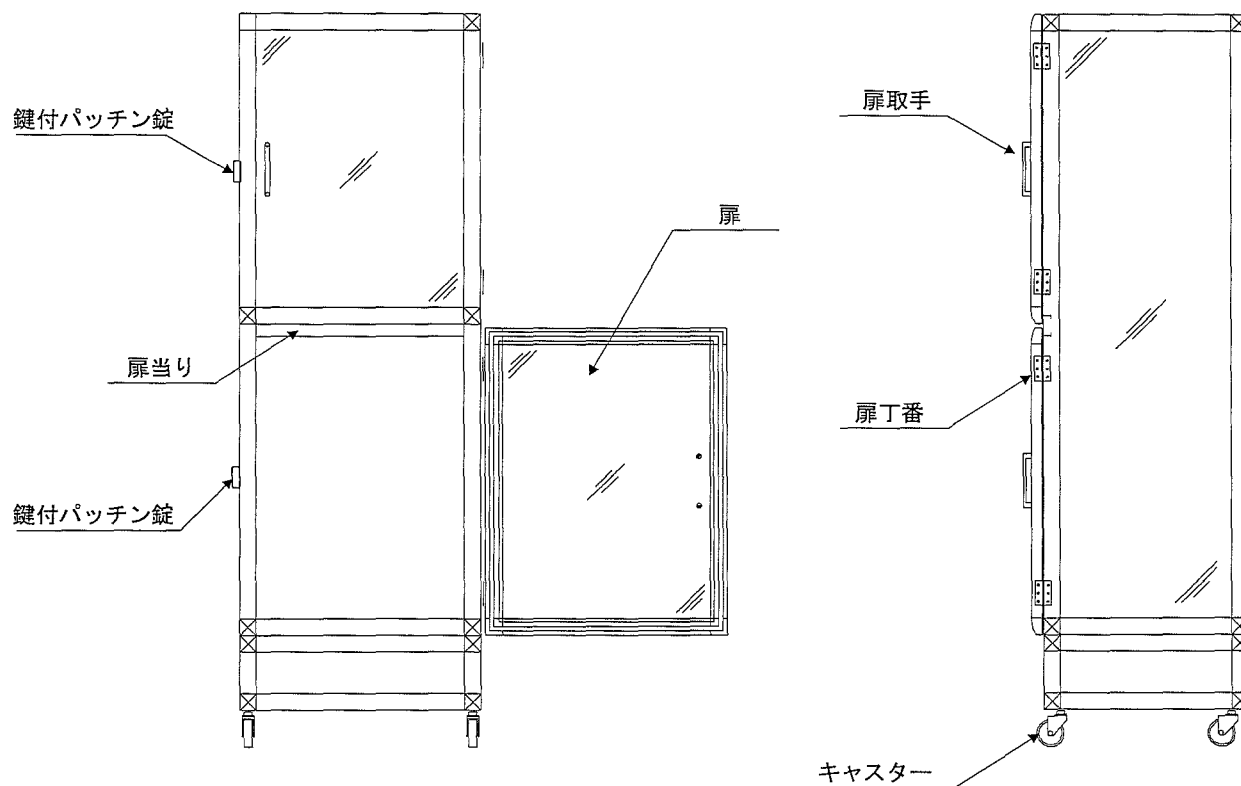

### ⚠ 注意




・鍵番号は全て共通となっております。複数台ご使用になられる時はご注意ください。

## <お手入れについて>

清掃は、お湯又は水を硬く絞った柔らかい布で拭いてください。

取れにくい汚れは、中性洗剤を使用し、洗剤の使用後は布で拭きとってください。

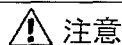

注意



・有機溶剤、クレンザー（磨き粉）、シンナー、灯油、酸等、及びこれに類するものは、絶対に使用しないでください。

## <仕様>

| 外寸 mm | W574×D518×H1765                                                                                                                                                                                |                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 本体材質  | フレーム : アルミ型材 耐食アルマイト処理<br>コーナー : ABS 樹脂成形品<br>パネル : アクリル樹脂<br>扉丁番 : SUS430<br>扉取手 : アルミダイキャスト シルバー塗装<br>コーナー棚柱 : SUS430<br>扉当たり : SUS430<br>キャスター : ナイロン車輪（内2つストッパー付き）<br>鍵付パッチン錠 : 鋼板、クロームメッキ |                                                   |
| 棚板    | プラスチック製<br>（SD-SPKEY タイプ）                                                                                                                                                                      | 寸法 mm : 490×460×15<br>材質 : スチロール+ハイインパクトスチロール 成形品 |
|       | ステンレス製<br>（SD-SSKEY タイプ）                                                                                                                                                                       | 寸法 mm : 490×460×10<br>材質 : SUS430                 |

第1版 2007年9月作成

# アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-700-875

FAX 0120-700-763

問い合わせ  
専用URL

<http://help.as-1.co.jp/q>

受付時間:午前9時～12時、午後1時～5時30分  
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。