


取扱説明書
Instruction Manual

ラボドライストッカー

丸型 角ヨコ型 角タテ型 角大型

目 次

- 使用上のご注意 2
- 乾燥剤のセット方法 3
- 乾燥剤の特長 4
- 再生方法 4

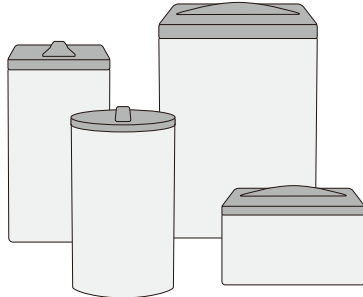

お買い上げありがとうございます。

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全に、また良好な状態でご使用いただくために『取扱説明書』をお読み
になって、正しくお使い下さい。
『取扱説明書』をお読みになった後は、お使いになられる方がいつでも見られるところ
に大切に保管して下さい。また、製品を譲渡されたり、貸与されるときには新しく使用
者となられる方が安全で正しい使い方を知らるために『取扱説明書』を製品本体の目立つ
ところに添付して下さい。

アズワン株式会社
■商品についてのお問い合わせは
カスタマー相談センター

フリーダイヤル ☎ 0120-700-875
FAX 0120-700-763
問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日は、ご利用できません

2014年4月 第1版作成

使用上のご注意

- 本体・フタは電子レンジには使えません。
- 加熱時間が長すぎると、乾燥剤の袋が破れる恐れがあります。
- 使用前に万一検湿剤がピンクになっていることがありましたら電子レンジで約1分加熱してご使用ください。
- 乾燥剤は、食べられませんので幼児の手に触れないようご注意ください。
- 乾燥剤の耐用期間は約2年ですが、湿気の程度、再生の頻度によって劣化が早まることがあります。
- 乾燥剤は本容器以外には使用しないでください。


* 交換用乾燥剤 商品コード：2-720-11

-2-

乾燥剤のセット方法


乾燥剤は外袋から取り出し、蓋裏と目皿の下にセットしてご使用ください。

<丸型・角型>

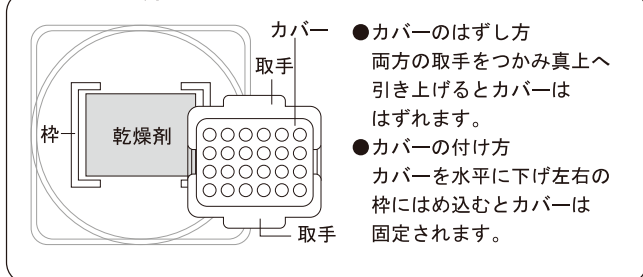

- カバーのはずし方
両方の取手をつかみ真上へ引き上げるとカバーははずれます。
- カバーの付け方
カバーを水平に下げ左右の枠にはめ込むとカバーは固定されます。

<角ヨコ型・角大型>

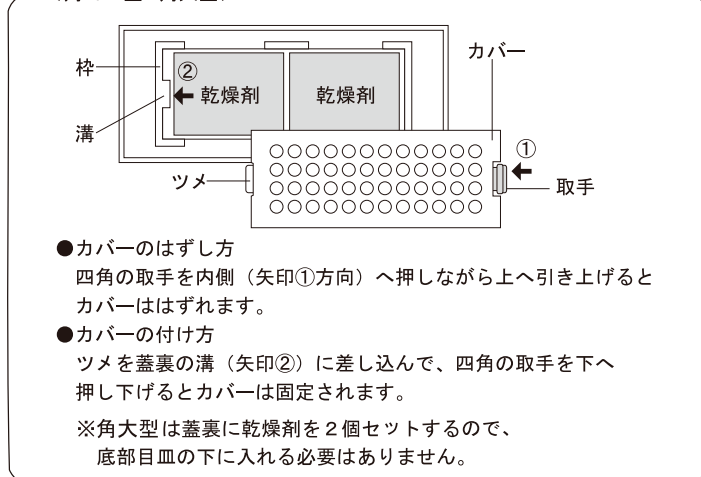

- カバーのはずし方
四角の取手を内側（矢印①方向）へ押しながら上へ引き上げるとカバーははずれます。
 - カバーの付け方
ツメを蓋裏の溝（矢印②）に差し込んで、四角の取手を下へ押し下げるとカバーは固定されます。
- ※角大型は蓋裏に乾燥剤を2個セットするので、底部目皿の下に入れる必要はありません。


乾燥剤の特長

- 当乾燥剤は湿気を吸収するシリカゲル（透明の粒）と吸湿の度合を計る検湿剤（ブルーの粒）で構成されています。
- 吸湿を開始しますと乾燥剤に含まれているブルーの検湿剤は次第にピンクに変わってきます。

再生方法

※ピンクに変わっても即、吸湿力はなくなることはありませんが、月に1～2回程度を目安として再生してください。

- ① 乾燥剤を陶磁器の皿に入れてください。
○ 金箔模様の入った皿は割れますので使えません。
○ 乾燥剤を2ヶ以上同時に再生する場合は重ねないでください。
- ② 電子レンジで約2分間加熱再生してください。
○ 水分を放出すると再びブルーに戻ります。
○ ブルーに戻らない場合は更に1分加熱再生してください。
- ③ 加熱終了したら約1～2分冷してからご使用ください。

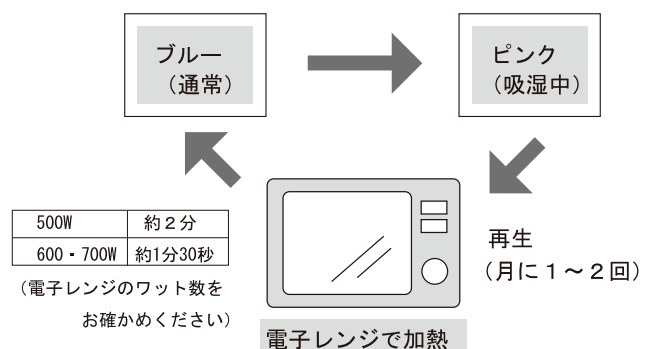

-3-

-4-