

Instruction Manual


取扱説明書

コロニーカウンターDCC-1N

Code2-5443-11

この度は、当製品を御購入頂き、誠にありがとうございます。御使用前にこの説明書をお読みください。

外観図

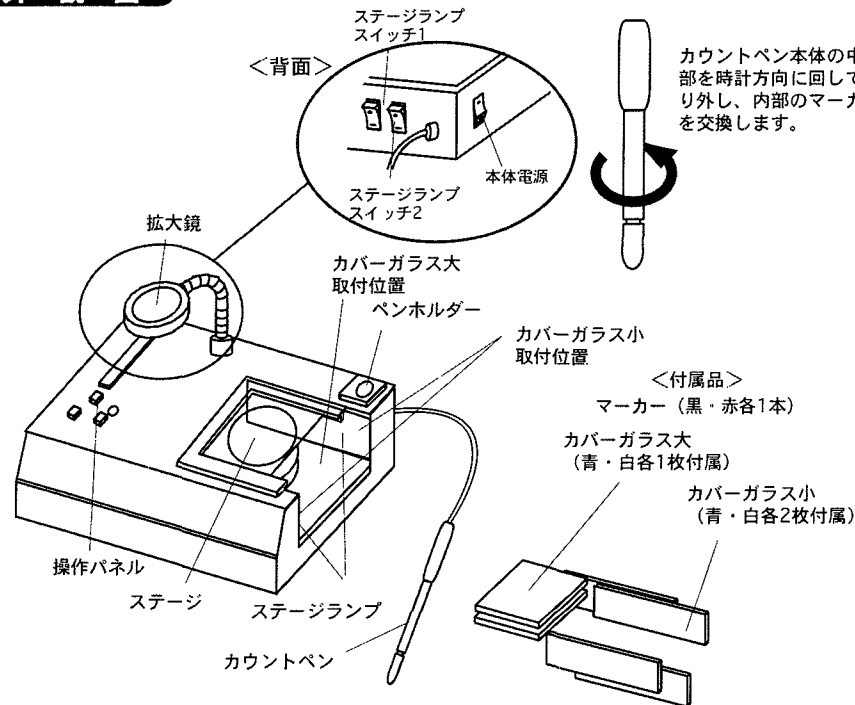


△ご注意

- 本体やカウントペンに薬品や試料が付着した場合には、すぐに拭き取って下さい。汚れた場合は、水拭きして下さい。アルコールやシンナーで拭かないで下さい。
- 本体を分解したり改造したりしないで下さい。
- 故障や修理に関しましては、ご購入された販売店にご相談下さい。
- ステージランプは「FL6W」を使用しています。本体側面全周のネジを取り外し、本体上部カバーを開け、ランプを交換して下さい。

使用方法

＜操作パネル＞

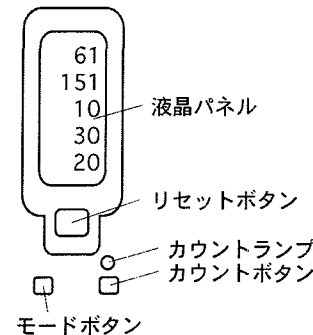


- ①カウントペンを背面のジャックに差し込んで下さい。
- ②電源コードを差し込み、本体の電源をONして下さい。
- ③ステージランプを必要に応じ点灯させて下さい。（スイッチは本体背面にあります。）
ランプが2本ありますので、試料・検体に合わせて光量は2段階の調節が可能です。
*試料に合わせてカバーガラスは青・白使い分けて下さい。
- ④カウントペンを軽く押して下さい。カウント毎にカウントランプが点灯しカウント音が鳴ります。
- ⑤数値はリセットボタンを押すと「0」に戻ります。

△ご注意

電源を切った後、数秒間はメモリ保持のためカウンタ機能は動作しつづけます。故障ではありませんので、ご安心下さい。

＜セレクトを使った操作方法＞

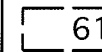

液晶パネルの中の数字を囲んでいる枠がセレクトです。



- ①「モードボタン」を押すとセレクトが移動します。



- ④「リセットボタン」を押すと数字は0に戻ります。



- ②任意の位置でセレクトを止めます。



*カウント表示は「9999」まで可能です。オーバーした場合は0に戻ります。



- ③カウントするとセレクト位置の表示がアップします。

オプション

- 交換用マーカ黒（入り数：1本 品番：2-5764-11）
- 交換用マーカ赤（入り数：1本 品番：2-5764-12）

■商品についてのお問い合わせは フリーダイヤル 0120-700-875
FAX 0120-700-763
E-mail: q@so.as-1.co.jp

カスタマー相談センター

受付時間: 午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません

アズワン株式会社

初版2003年6月作成