

Instruction Manual


取扱説明書

コロニーカウンターDCC-1

Code2-5443-01

この度は、当製品を御購入頂き、誠にありがとうございます。御使用前にこの説明書をお読みください。

外観図

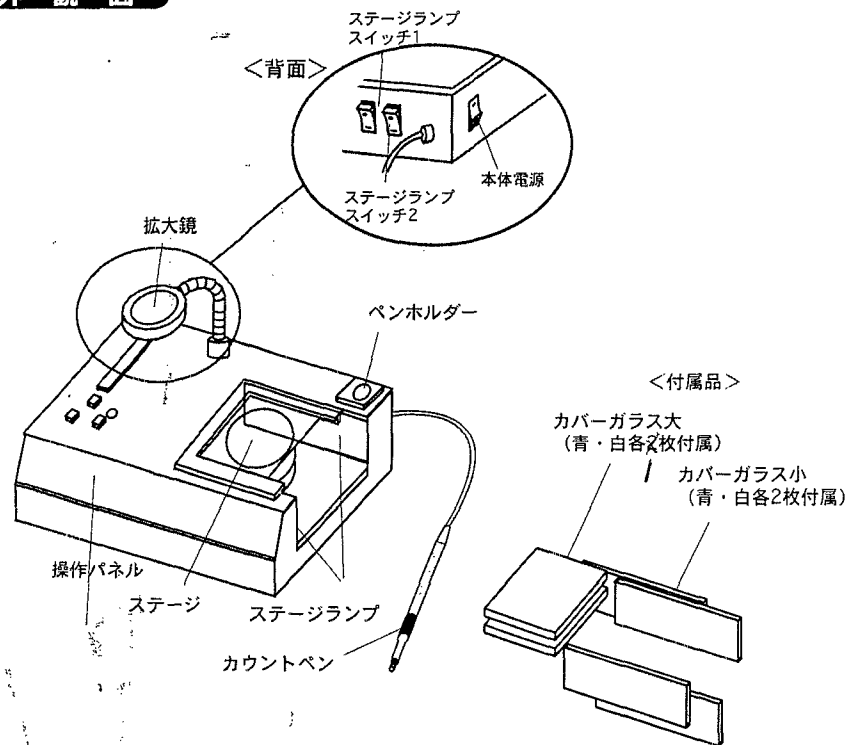


△ご注意

- 本体やカウントペンに薬品や試料が付着した場合には、すぐに拭き取って下さい。汚れた場合は、水拭きして下さい。アルコールやシンナーで拭かないで下さい。
- 本体を分解したり改造したりしないで下さい。
- 故障や修理に関しましては、ご購入された販売店にご相談下さい。
- ステージランプは「FL6W」を使用しています。ネジを取り外し（14本）交換して下さい。

使用方法

＜操作パネル＞

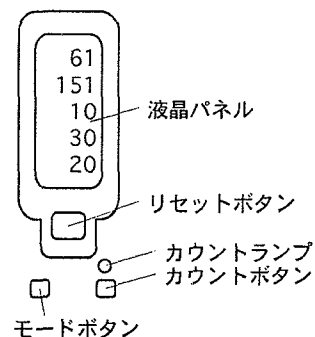

- ①カウントペンを背面のジャックに差し込んで下さい。
- ②電源コードを差し込み、本体の電源をONにして下さい。
- ③ステージランプを必要に応じ点灯させて下さい。（スイッチは本体背面にあります。）
ランプが2本ありますので、試料・検体に合わせて光量は2段階の調節が可能です。
* 試料に合わせてカバーガラスは青・白使い分けて下さい。
* カバーガラスは奥まで（リミッターに触れるまで）確実に挿入して下さい。（リミッターに触れなければ、ランプは点灯しません。）
- ④カウントペンを軽く押して下さい。カウント毎にカウントランプが点灯しカウント音が鳴ります。
- ⑤数値はリセットボタンを押すと「0」に戻ります。

△ご注意

電源を切った後、数秒間はメモリ保持のためカウンタ機能は動作しつづけます。故障ではありませんので、ご安心下さい。

＜セレクトを使った操作方法＞

液晶パネルの中の数字を囲んでいる枠がセレクトです。



- ①「モードボタン」を押すとセレクトが移動します。



- ②任意の位置でセレクトを止めます。



- ③カウントするとセレクト位置の表示がアップします。



- ④「リセットボタン」を押すと数字は0に戻ります。



* カウント表示は「9999」まで可能です。オーバーした場合は0に戻ります。

■商品についてのお問い合わせは フリーダイヤル ☎ 0120-700-875
FAX 0120-700-763
E-mail: q@so.as-1.co.jp

カスタマー相談センター

受付時間: 午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません

アズワン株式会社


第4版2002年11月作成

2-8743-01

取扱説明書


コロニーカウンター DCC-1

この度は当社製品 コロニーカウンター DCC-1
をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
より安全にご使用いただくために、ご使用になる前には必ずこの
『取扱説明書』をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
また製品を末永くご使用いただくために、
この説明書は大切に保存して下さい。

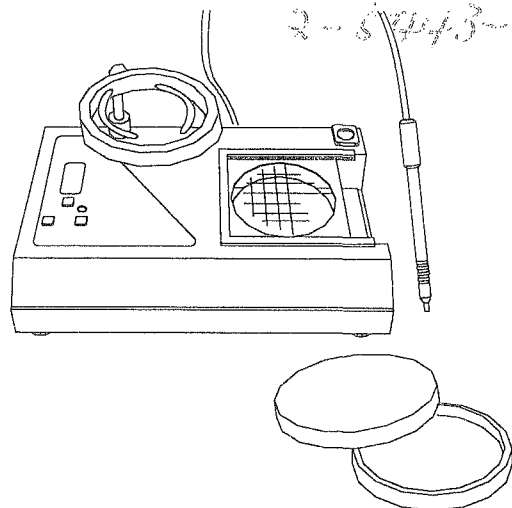


各部名称


●操作パネル部

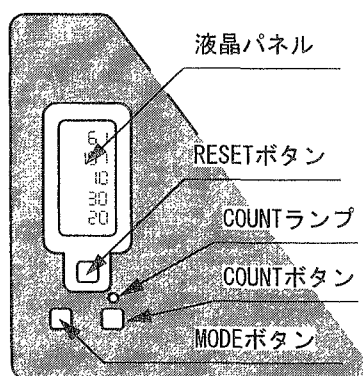

●本体

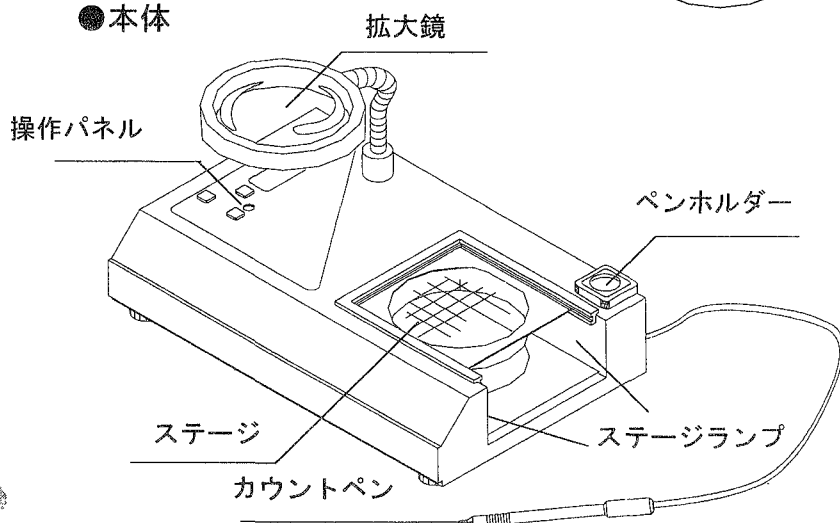



付属品について

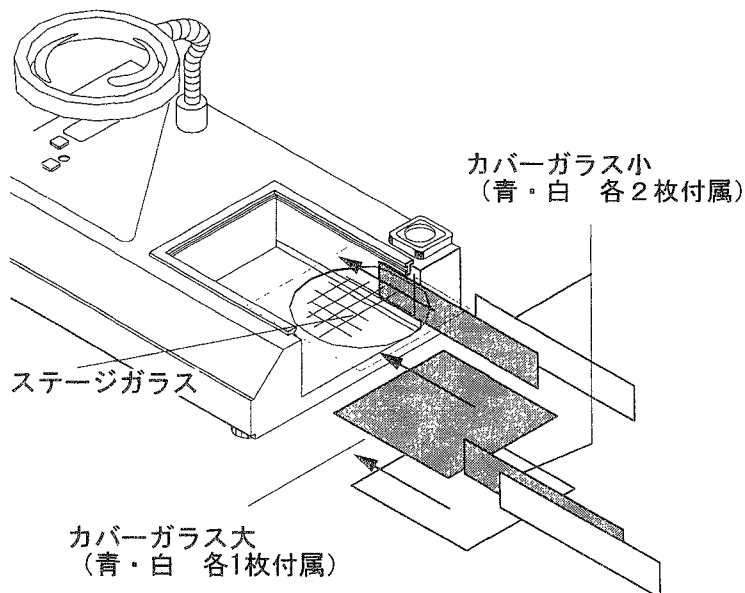

ステージガラス、カバーガラス大小を取り付けてください。

* 試料にあわせてカバーガラスは青・白使い分けてください。

●本体背面

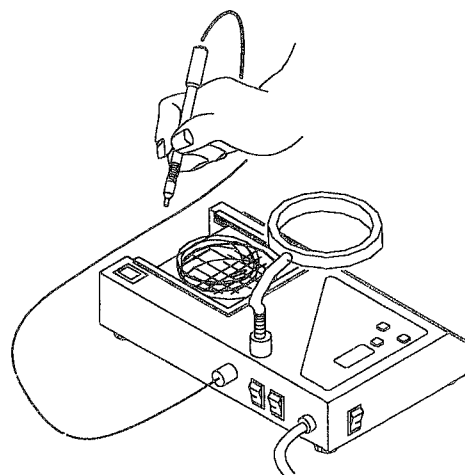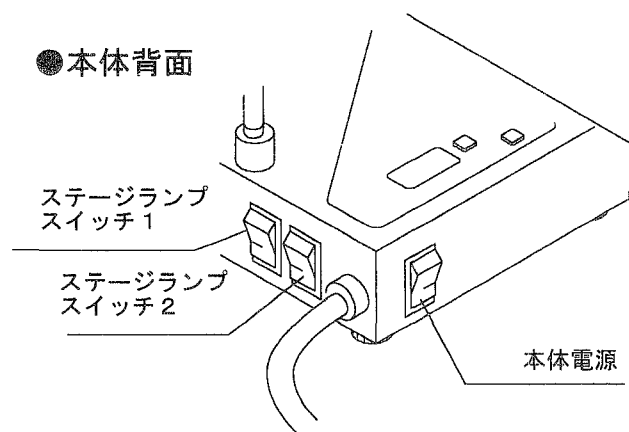

操作方法

- ① カウントペンを背面のジャックに差し込んで下さい。
- ② 電源コードを差し込み、本体電源をONにして下さい。
- ③ ステージランプのスイッチは本体背面にありますので必要な時に点灯させて下さい。
ランプは二本ついておりますので試料、検体に合わせて光量は二段階に調整が可能です。



* 試料にあわせてカバーガラスは青・白使い分けてください。
* カバーガラスは奥まで（リミッターに触れるまで）入れてください。
リミッターに触れないとランプは点灯しません。

- ④ カウントペンは軽く押して下さい。
カウントのたびにカウントランプが点灯し、カウント音が鳴ります。


- ⑤ 数値はRESETボタンを押すと0に戻ります。

* カウントペンを使用しないときはカウントボタンを押して計数して下さい。


セレクトを使った操作方法

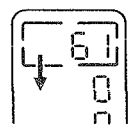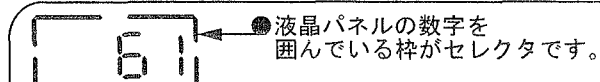


- ① [MODE] ボタンを押すとセレクトが移動します。

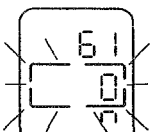


- ② 任意の位置でセレクトを止めます。

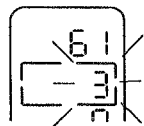

- ③ カウントするとセレクト位置の表示がアップします。

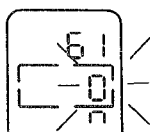

- ④ [RESET] ボタンを押すと数字は0に戻ります。

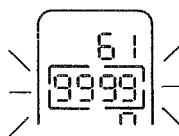

* カウント表示は“9999”までです。
それを越えると“0”からカウントを再開します。

メンテナンスについて

- ステージランプのタイプは FL6W です。
切れた場合には図1にあるネジを外してから交換して下さい。
- 本体やカウントペンに薬品や試料が付着した場合にはすぐにふき取ってください。
汚れたときには水拭きして下さい。
アルコールやシンナーでは拭かないで下さい。
- 本体を分解・改造しないで下さい。
感電などの危険性があります。
- 故障や修理に関しましてはご購入の販売店にご相談下さい。

