


## 取扱説明書

## ラボ用ハンガー

LB-HANG

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

■本製品をより安全に、また良好な状態でご使用いただくために必ず、この『取扱説明書』をお読みの上正しくお使い下さい。また、製品を末永くご使用いただくために、この『取扱説明書』は大切に保管してください。

ご使用にあたっての注意  注意

- ・本商品は理化学実験で使用する作業着や安全防護服、安全ゴーグル、ヘルメットなどのグッズをセットするハンガーです。用途以外の使用はしないでください。
- ・本商品の材質はスチール製です。本商品を侵す恐れのある物へのご使用はおやめください。また、そのような雰囲気での使用はおやめください。
- ・乱暴な取扱いは避けてください。破損や事故の原因になります。
- ・改造や分解は絶対にしないでください。
- ・使用中に本体の損傷やガタツキを生じた時は、使用をおやめください。
- ・異常を発見した場合は使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ・本商品を堅牢で水平な場所に設置してください。
- ・熱の加わる場所や直接日光の当たる場所には設置しないでください。
- ・脚部ベースには耐震用にアンカーボルト用の穴が開いています。必要に応じて脚部ベースを確実に固定してください。
- ・ハンガーに無理な力や重量物をセットしないでください。商品の破損や事故の原因になります。

## 仕様

本体サイズ	500mm×500mm×1600mm
材質	支柱・ベース・ハンガー/スチール製
仕様	支柱/φ31.8mm×1600mm(エンドキャップ付) ハンガー大/φ31.8mm×210mm(2本)(エンドキャップ付) ハンガー小/φ22.2mm×160mm×75mm(2本)(エンドキャップ付) フック/φ6mm(2本) 小物受け/250mm×200mm×20mm 靴置き架台/350mm×320mm ベース板/500mm×500mm(φ9mmアンカー穴4個付)
重量	12kg

## お手入れについて

- ・本品の汚れをとるときは、柔らかい布に水か中性洗剤を少量含ませて軽く拭いてください。
- ・ベンジン、アルコール、アセトン、エーテル、ケトン、シンナー、ガソリン系を含む洗剤は使用しないでください。変形、変色することがあります。

■商品についてのお問い合わせは

**アズワン株式会社**

カスタマー相談センター

受付時間:午前9時～12時、午後1時～5時30分  
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません

フリーダイヤル TEL 0120-700-875  
FAX 0120-700-763

問い合わせ  
専用URL

<http://help.as-1.co.jp/q>