


卓上乾燥台 (組立式)

コード番号 7-5343-01

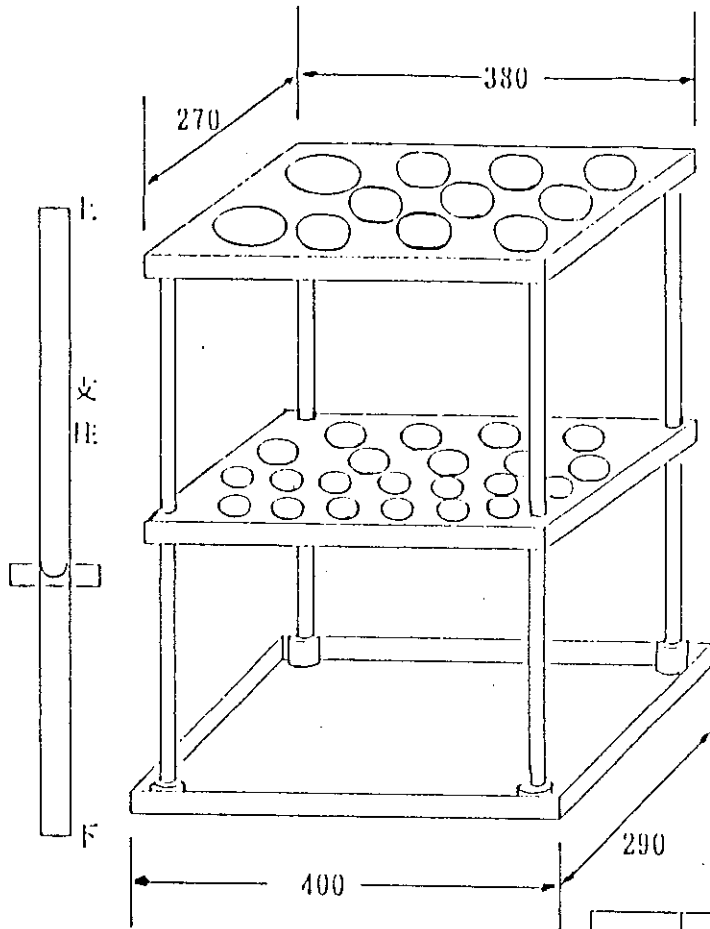

上段 ホルダー穴

60φ 2ヶ

50φ 9ヶ

350 耐加重 5Kg

中段 ホルダー穴

27φ 13ヶ

35φ 9ヶ

耐加重 5Kg

250

下段 水受け

水受けは棚板より縦横20mmずつ大きく成っています。

使用上の注意

転倒防止の為次の事柄を守って下さい

1. 平らな所で使用して下さい。
2. 不安定な物は乗せないで下さい。
3. 使用中の移動は行わないで下さい。

	材質	サイズ	色
棚	硬質塩化ビニール	3	アイボリー
支柱	塩ビパイプ		

重量約2.6kg

(組み立て方)

下段水受けを平らな所に置いて支柱の上下を確認ししっかり差し込んで下さい。さらに中段の穴を支柱に差し込みストッパーまで落し込み上段をしっかりと差し込んでお使い下さい。