

取扱説明書

ラボタイマーアウトレット TLT-5

お買い上げ有り難うございます。

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠に有り難うございます。

本製品をより安全に、また、良好な状態でご使用いただくために、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

また、製品を末永くご使用いただくために、この「取扱説明書」は大切に保管してください。

本品を譲渡・貸与される時には、新しい使用者が安全な正しい使い方を知るために、この取扱い説明書を、製品本体と共に必ずお渡しください。

 **アズワン株式会社**

安全上のご注意

この取扱説明書では製品を安全に、正しくご使用いただき、事故や損害を未然に防ぐため、安全上特に注意すべき事項についての情報を、その重要度や危険度によって下記のような警告表示で定義しますので、これらの指示に従って、安全にご使用いただくようお願い申し上げます。

各警告表示の定義

	警告	取扱いを誤ると、重度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。
	注意	取扱いを誤ると、軽度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。
	お願い	安全を確保するために注意が必要な事項。

いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守り下さい。

安全確保の図記

	特定しない、一般的な注意、警告、禁止事項		分解及び改造により感電などの傷害が起る可能性がある場合の禁止
	機器の特定の場所に触れると傷害が起る可能性がある場合の禁止		感電の危険性の注意
	特定しない一般的な使用者の行為		アース線の接続の指示

<設置上の安全に関する注意>

製品の設置にあたっては、安全な使用と製品の機能を十分に発揮させるため、次の項目をよくお読みの上、適切な場所をお選びください。

 警告	
	・ 近くに引火性、爆発性の固体・液体・気体のないところでご使用ください。
 注意	
	・ 水滴のかからないところ。 ・ 電源コードは足を引っ掛けないように注意してください。


本製品は屋外や、雨水のかかる所では使用できません。

<使用上の安全に関する注意>

⚠ 警告	
	・改造及び分解はしないでください。改造及び分解したものを使用して事故がおきた場合、当方は一切の責任を負いかねます。
	・濡れた手で、スイッチやコンセントに触らないでください。 ・電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるい時は、使用しないで下さい。ショートや感電の恐れがあります。
	・AC100V 以外では使用しないで下さい。
⚠ 注意	
	・本品は、強酸類・有機溶剤に侵されますので、これらの薬品に接触させないでください。
	・長時間使用しない時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。又、電源プラグを抜く時は、プラグ部分を持って抜いてください。
	・周波数切替スイッチは必ず使用される地域に合った周波数に合せて下さい。周波数が合っていないと時間が狂います。 ・本器のコンセントに接続する機器の合計電流は必ず 15A 以下になるようにして下さい。

<製品概要>

本製品は接続した電気機器を 15 分間隔で ON/OFF することができるタイマー付きコンセントです。

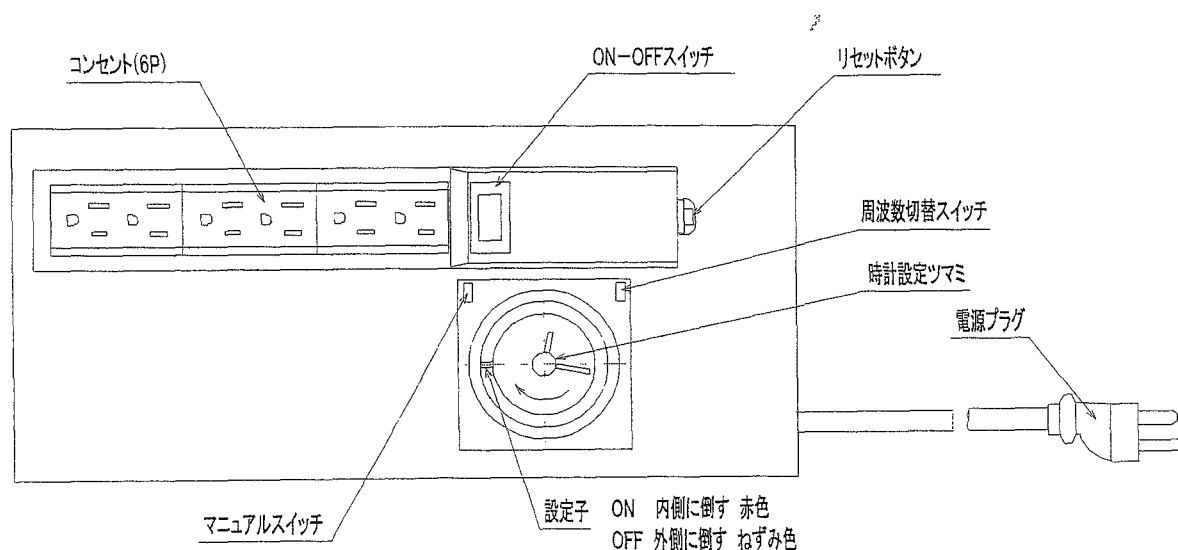

<使用方法>

- ① 先ず、水平な安定した平面で乾燥した所に置いてください。
- ② タイムスイッチのフタをあけて、右上の周波数切替スイッチをお使いの地域の電源周波数に合わせて下さい。
- ③ 設定子は内側に倒すと外側に赤色が現れ、その部分が ON する部分になります。設定子 1 々が 15 分間で、15 分間×個数分が ON 時間になります。1 日 24 時間 96 爪のうち、設定子の設定で最大 48 回 ON-OFF の切替が出来ます。設定子はクリックアクションがあるまで充分に倒してください。設定子の倒れていないねずみ色部分は OFF 時間です。必要な時間を全て合せて下さい。
- ④ 使用する機器の電源プラグを本器のコンセントに差込んで下さい。
- ⑤ 本器の電源プラグを 1 次側のコンセントに差込んでください。中央の時計設定ツマミを矢印方向(右)に回して現在時刻を合せて下さい。絶対に逆回転はさせないで下さい。内側は現在時刻で 12 時間表示、外側のタイマー設定部分は 24 時間表示になっています。設定が終わればフタを閉めて下さい。
- ⑥ 次に、本器のコンセント側の ON-OFF スイッチを ON にして下さい。タイマーで設定した設定子が ON 側になっている時はコンセントの ON-OFF スイッチが点灯し、OFF 側になっている時は消灯します。

⚠ お願い	
	・本製品が作動中に停電した場合はもう一度、時計を合せ直してください。 ・本製品に使用の OA タップはサージフィルター付です。15A でブレーカーが作動します。作動後、解除する場合はリセットスイッチを押して下さい。

- マニュアルスイッチを ON にする事により、設定子に関係無く ON させる事が出来ます。通常は AUTO の位置にしておいてください。
- 本製品コンセントの ON-OFF スイッチを OFF させることにより、タイムスイッチの設定に関係なくコンセントを OFF させる事が出来ます。

<お手入れについて>

清掃は、お湯又は水を硬く絞った柔らかい布で拭いてください。

取れにくい汚れは、中性洗剤を使用し、洗剤の使用後は布で拭きとってください。

⚠ 警告	
	・お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。 ・清掃する場合は、電装部分に直接水をかけたりしますと漏電、ショート等の事故原因になりますので、絶対にしないでください。
⚠ 注意	
	・クレンザー（磨き粉）、シンナー、灯油、酸等、及びこれに類するものは、絶対に使用しないでください。

<仕様>

本体外形寸法	343 ^W ×156 ^D ×59 ^H
電源	AC100V15A
時計精度	電源周波数に同期

第1版 2001年10月作成



■商品についてのお問い合わせは
カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-700-875
FAX 0120-700-763

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません