

6-448-01~12
6-447-01~03

取扱説明書

ラボラトリージャッキ コーティングラボジャッキ

お買い上げありがとうございます


このたびは、弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。

本製品をより安全に、また、良好な状態でご使用頂く為に『取扱説明書』をお読みになって、正しくお使い下さい。

製品を末永くご使用頂く為に、この『取扱説明書』は大切に保管して下さい。

アズワン株式会社

製品概要

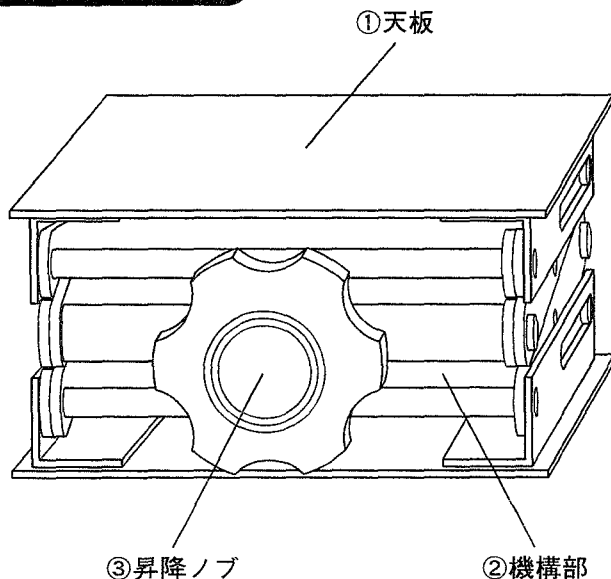

使用方法

- 1: ご希望の高さになる様に③昇降ノブを回して①天板の高さを調節します。
- 2: ①天板の中央にご使用になる対象物を乗せます。

安全にお使いいただくために



改造禁止

◎分解・改造などを行わないで下さい。
故障や破損・天板に乗せた物の落下につながりますのでご注意下さい。



警告

◎機構部分に手を入れないで下さい。
指などが挟まれてケガの原因となります。



警告

◎耐荷重制限を守って下さい。
転倒・破損・天板に乗せた物の落下の原因となります。ご注意下さい。



警告

◎物に乗せて昇降や移動をしないで下さい。
転倒・破損・天板に乗せた物の落下の原因となります。ご注意下さい。



警告

◎不安定な場所で使用しないで下さい。
転倒・破損・天板に乗せた物の落下の原因となります。ご注意下さい。

製品仕様

耐荷重	20kg
伸縮範囲	75~250mm
昇降量	1回転で約45mm
天板材質 (コーティング)	SUS (フッ素樹脂塗装)
外形寸法・重量	
6-448-03 6-447-01	W150xD150xH75mm・2.6kg
6-448-05 6-447-02	W180xD180xH75mm・2.9kg
6-448-07 6-447-03	W200xD200xH75mm・3.2kg

アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

フリーダイヤル ☎ 0120-700-875

FAX 0120-700-763

受付時間: 午前9時~12時、午後1時~5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません

取扱説明書No. HK-MN0501-0001
2001年12月 第一版作成