


# 取扱説明書

## ポットミル用防音ケース ANC-1

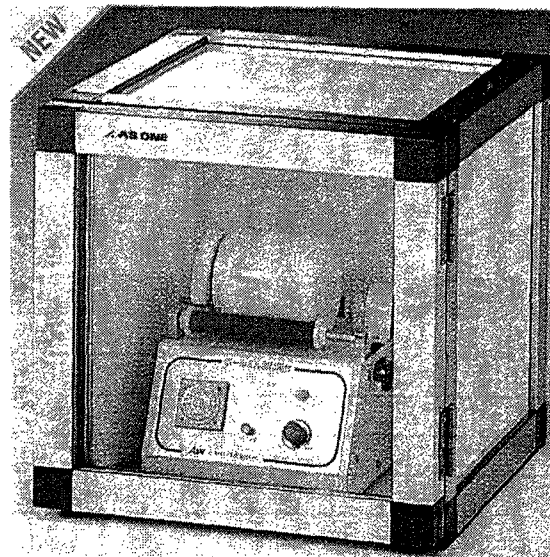

小型ボールミル回転架台・ポットミルは付属いたしません。

### お買い上げ有り難うございます。





この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠に有り難うございます。  
本製品をより安全に、また、良好な状態でご使用いただくために、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。  
また、製品を末永くご使用いただくために、この「取扱説明書」は大切に保管してください。  
本品を譲渡・貸与される時には、新しい使用者が安全な正しい使い方を知るために、この取扱い説明書を、製品本体と共に必ずお渡しください。

**AS ONE アズワン株式会社**

## 安全上のご注意





この取扱説明書では製品を安全に、正しくご使用いただき、事故や損害を未然に防ぐため、安全上特に注意すべき事項についての情報を、その重要度や危険度によって下記のような警告表示で定義しますので、これらの指示に従って、安全にご使用いただくようお願い申し上げます。

### 各警告表示の定義

	<b>危険</b>	取扱いを誤ると、死亡または重症を負う可能性があります。
	<b>警告</b>	取扱いを誤ると、重度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。
	<b>注意</b>	取扱いを誤ると、軽度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。
	<b>お願い</b>	安全を確保するために注意が必要な事項。

いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守り下さい。

### 安全確保の図記

	特定しない、一般的な注意、警告、禁止事項		分解及び改造により感電などの傷害が起こる可能性がある場合の禁止
	機器の特定の場所に触れると傷害が起こる可能性がある場合の禁止		感電の危険性の注意
	高温による傷害が起こる可能性がある場合の注意		破裂、爆発の危険性の注意
	指を挟みこむ危険がある場合の注意		ファン等に巻き込まれる危険性の注意
	特定しない一般的な使用者の行為		アース線の接続の指示

### <設置上の安全に関する注意>


製品の設置にあたっては、安全な使用と製品の機能を十分に発揮させるため、次の項目をよくお読みの上、適切な場所をお選びください。

⚠ 注意	
⚠	<ul style="list-style-type: none"> <li>・直射日光のあたらないところでご使用下さい。変色、劣化する恐れがあります。</li> <li>・庫内に入れる物が内側の吸音材や扉に接触しない位置に設置してください。</li> </ul>

### <使用上の安全に関する注意>

⚠ 警告	
⊘	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本製品の上にとったり、物を置かないでください。破損して、ケガをする恐れがあります。</li> </ul>
⚠ 注意	
⊘	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本製品の大部分は樹脂製です。本製品を乱暴に扱うと、破損してケガをする恐れがあります。</li> </ul>

### <各部の名称>

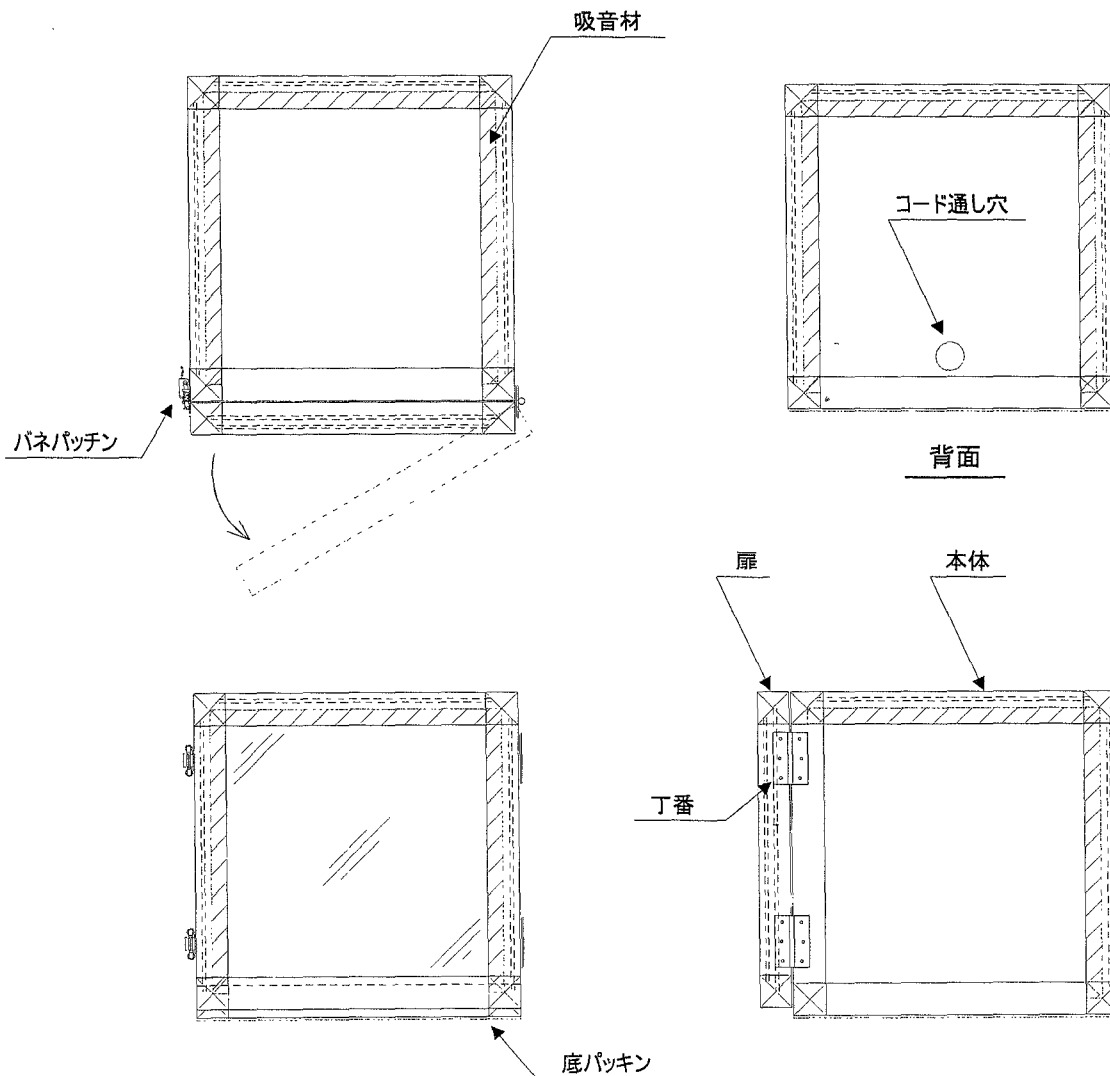



### <使用上の注意>

- ・庫内に入れる物が内側の吸音材や扉に接触しない位置に設置してください。
- ・水平で凹凸の無い場所で使用してください。

### <お手入れについて>

清掃は、お湯又は水を硬く絞った柔らかい布で拭いてください。

取れにくい汚れは、中性洗剤を使用し、洗剤の使用後は布で拭きとってください。

 注意	
	・クレンザー（磨き粉）、シンナー、灯油、酸等、及びこれに類するものは、絶対に使用しないでください。

### <仕様>

外寸法 mm	W400×D442×H400（突起部含まず）
構成要素	本体フレーム：アルミ型材 耐食アルマイト コーナー：ABS樹脂 側板：PVCアイボリー 扉板：PMMA透明 底、扉パッキン：ネオプレン 吸音材：ウレタン 丁番：SUS304 パネパッチン：SUS304
製品質量	8.6kg

第1版 2002年01月作成

 **アズワン株式会社**

■商品についてのお問い合わせは  
カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-700-875  
FAX 0120-700-763

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分  
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません