

## 取扱説明書

### 薬品ワゴン 扉付

お買い上げ有り難うございます。




この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠に有り難うございます。  
本製品をより安全に、また、良好な状態でご使用いただくために、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。  
また、製品を末永くご使用いただくために、この「取扱説明書」は大切に保管してください。  
本品を譲渡・貸与される時には、新しい使用者が安全な正しい使い方を知るために、この取扱い説明書を、製品本体と共に必ずお渡してください。

 **アズワン株式会社**

## 安全上のご注意





この取扱説明書では製品を安全に、正しくご使用いただき、事故や損害を未然に防ぐため、安全上特に注意すべき事項についての情報を、その重要度や危険度によって下記のような警告表示で定義しますので、これらの指示に従って、安全にご使用いただくようお願い申し上げます。

### 各警告表示の定義

|   |            |                                     |
|---|------------|-------------------------------------|
|  | <b>警告</b>  | 取扱いを誤ると、重度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。 |
|  | <b>注意</b>  | 取扱いを誤ると、軽度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。 |
|  | <b>お願い</b> | 安全を確保するために注意が必要な事項。                 |





いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守り下さい。

### 安全確保の図記






|   |                                |   |                                 |
|---|--------------------------------|---|---------------------------------|
|   | 特定しない、一般的な注意、警告、禁止事項           |   | 分解及び改造により感電などの傷害が起こる可能性がある場合の禁止 |
|  | 機器の特定の場所に触れると傷害が起こる可能性がある場合の禁止 |  | 特定しない一般的な使用者の行為                 |

### <設置上の安全に関する注意>


製品の設置にあたっては、安全な使用と製品の機能を十分に発揮させるため、次の項目をよくお読みの上、適切な場所をお選びください。

|   |   |
|---|---|
|  <b>警告</b> |   |
|            | ・60℃以上の高温物体（乾燥機等）に近接しないところでご使用下さい。本体が変形する恐れがあります。   |
|  <b>注意</b> |   |
|            | ・水平で安定したところでご使用下さい。本製品が転倒したり、収納物が、転倒、落下する恐れがあります。<br>・直射日光のあたらないところでご使用下さい。製品が、変色、変形、劣化する恐れがあります。 |

<使用上の安全に関する注意>

| ⚠ 警告   |   |
|--|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>本製品の大部分は塩ビ製です。本製品を乱暴に扱うと、破損してケガをする恐れがあります。</li> </ul>  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>改造及び分解はしないでください。改造及び分解したものを使用して事故がおきた場合、当方は一切の責任を負いかねます。</li> </ul>  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>本製品の上に乗らないで下さい。転倒したり、破損してケガをする恐れがあります。</li> <li>開いた状態の扉の上に物を載せたり、上から力を加えたりしないでください。前に倒れる恐れがあります。</li> </ul>  |
| ⚠ 注意   |   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>本製品は、一部の酸類（発煙硝酸、発煙硫酸等）・有機溶剤（アセトン、キシレン、クロロホルム、一部のアルコール類）に侵されますから、これらの薬品を接触させないで下さい。</li> <li>本製品は防振機能を備えておりません。薬品類を載せて段差を乗り越える時や、曲がる時はゆっくり行い、十分注意してください。また、静止している時はキャスターのストッパーを必ずかけて下さい。</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>棚板には許容積載質量以上の物を載せないで下さい。（&lt;仕様&gt;参照）</li> </ul>  |


<各部名称>

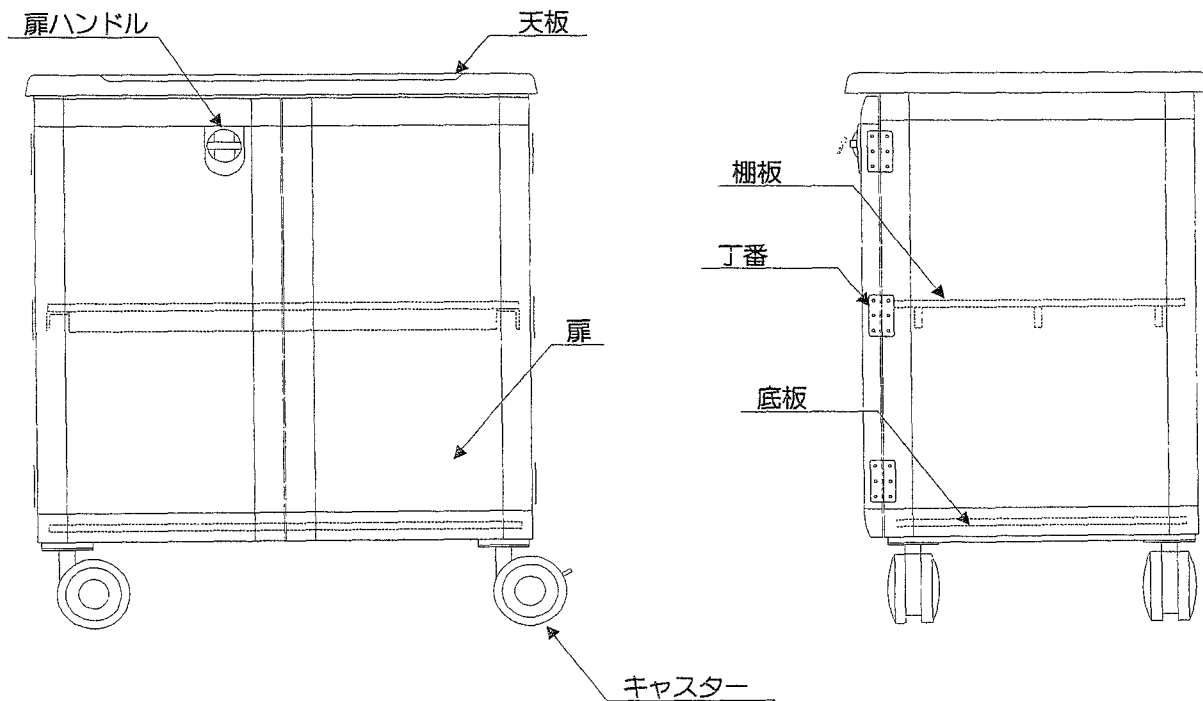

## &lt;お手入れについて&gt;

清掃は、お湯又は水を硬く絞った柔らかい布で拭いてください。

取れにくい汚れは、中性洗剤を使用し、洗剤の使用後は布で拭きとってください。

 注意


・有機溶剤、クレンザー（磨き粉）、シンナー、灯油、酸等、及びこれに類するものは、絶対に使用しないでください。

## &lt;仕様&gt;

|        |   |
|--------|---|
| 外寸 mm  | W705×D500×H800  |
| 材質     | 本体フレーム、側板、扉 : 塩ビ<br>棚板、底板 : 塩ビ低発泡<br>天板 : アクリル変性高衝撃塩ビ |
| 許容積載質量 | 天板 : 30kg<br>棚板、底板 : 25kg                             |
| キャスター  | φ100 ウレタン巻車輪 (2個対角にストッパー付)                            |

第1版 2001年10月作成


**アズワン株式会社**

■商品についてのお問い合わせは  
カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-700-875  
FAX 0120-700-763

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分  
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません