

取扱説明書

コンパクトドラフト CD-700SW

お買い上げ有り難うございます。

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠に有り難うございます。
本製品をより安全に、また、良好な状態でご使用いただくために、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
また、製品を末永くご使用いただくために、この「取扱説明書」は大切に保管してください。
本品を譲渡・貸与される時には、新しい使用者が安全な正しい使い方を知るために、この取扱い説明書を、製品本体と共に必ずお渡しください。

安全上のご注意


この取扱説明書では製品を安全に、正しくご使用いただき、事故や損害を未然に防ぐため、安全上特に注意すべき事項についての情報を、その重要度や危険度によって下記のような警告表示で定義しますので、これらの指示に従って、安全にご使用いただくようお願い申し上げます。

各警告表示の定義

 危険	取扱いを誤ると、死亡または重症を負う可能性があります。	 注意	取扱いを誤ると、軽度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。
 警告	取扱いを誤ると、重度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。	 お願い	安全を確保するために注意が必要な事項。

いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守り下さい。

安全確保の図記

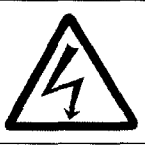	特定しない、一般的な注意、警告、禁止事項		分解及び改造により感電などの傷害が起こる可能性がある場合の禁止
	機器の特定の場所に触れると傷害が起こる可能性がある場合の禁止		感電の危険性の注意
	高温による傷害が起こる可能性がある場合の注意		破裂、爆発の危険性の注意
	指を挟みこむ危険がある場合の注意		ファン等に巻き込まれる危険性の注意
	特定しない一般的な使用者の行為		アース線の接続の指示

<設置上の安全に関する注意>

製品の設置にあたっては、安全な使用と製品の機能を十分に発揮させるため、次の項目をよくお読みの上、適切な場所をお選びください。

⚠ 警告	
	・近くに引火性の固体・液体・気体のないところ。 ・周囲温度が5～35℃以内のところ。
⚠ 注意	
	・結露しないところ。 ・水平で安定したところ。 ・湿気の少ないところ及び水滴のかからないところ。 ・ホコリの少ないところ及び風通しの良いところ。 ・直射日光のあたらないところ。 ・電源コードは、足を引っ掛けないところに取りまわしてください。


※この製品は、屋外で使用することはできません。

<使用上の安全に関する注意>

⚠ 警告	
	・改造及び分解はしないでください。改造及び分解したものを使用して事故がおきた場合、当方は一切の責任を負いかねます。
	・爆発事故・火災事故を避けるために、ドラフト内には爆発性物質・引火性物質を絶対に入れないでください。又、それらを含んだり、付着した容器なども絶対に入れないでください。
	・濡れた手でのスイッチ操作やコンセントの抜き差しは、行わないでください。感電の恐れがあります。
	・ヒーターを使用する時は、ドラフトの中央で使用し、ドラフト内の温度が60℃を超えないようにし、ドラフト本体に熱が伝わらないようにしてください。 ・ドラフト内で作業や実験を行う時は、十分な前面風速を確保するために、開口部ができるだけ小さくなるような位置に扉を止めてください。
	・使用前は必ず、蛍光灯器具の周波数切り替えスイッチが、使用される地域の周波数に合っている事を確認してください。合っていない場合は、使用される地域の周波数に合わせてください。また、周波数の違う地域へ移転される場合も合わせ直してください。周波数が合っていないと安定器が焼損して、火災などの原因となる場合があります。 ・給水の接続は水道配管で確実に接続してください。 ※ホース接続の場合は、ホースニップル（付属品）を給水パイプ端末のソケットに確実にねじ込み、ホースニップルの根元までホース（市販品を別途購入してください）を差し込みホースバンドを確実に締めてください。水圧の急な上昇時にホースがゆるみ、水漏れの原因になります。 ・作業終了時は必ず給水の元栓を締めてください。

⚠ 注意	
	・ドラフトの上に物を置いたり、作業台として使用しないでください。 ・有害な排液は、下水に流さないようにしてください。
	・扉を開閉する時は、ゆっくり開閉して衝撃を与えないでください。又、手などを挟まないように注意してください。 ・扉のレール部やローラー部分には手を触れないように注意してください。指を挟む恐れがあります。 ・水道を使用する時は、シンクから水が溢れないよう注意してください。 ・扉は破損防止と軽量化を図るため、PVC 透明板を使用しております。有機溶剤の中には直接、付着しますと、PVC 板表面にクラックや濁化など、跡が残る場合があります。使用されるときは直接、付着しないように注意してください。又、排気ファンは運転させドラフトとしての機能が働いている状態でご使用ください。
	・長期間使用しない時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。又、電源プラグを抜く時は、プラグ部分を持って抜いてください。

＜各部の名称＞

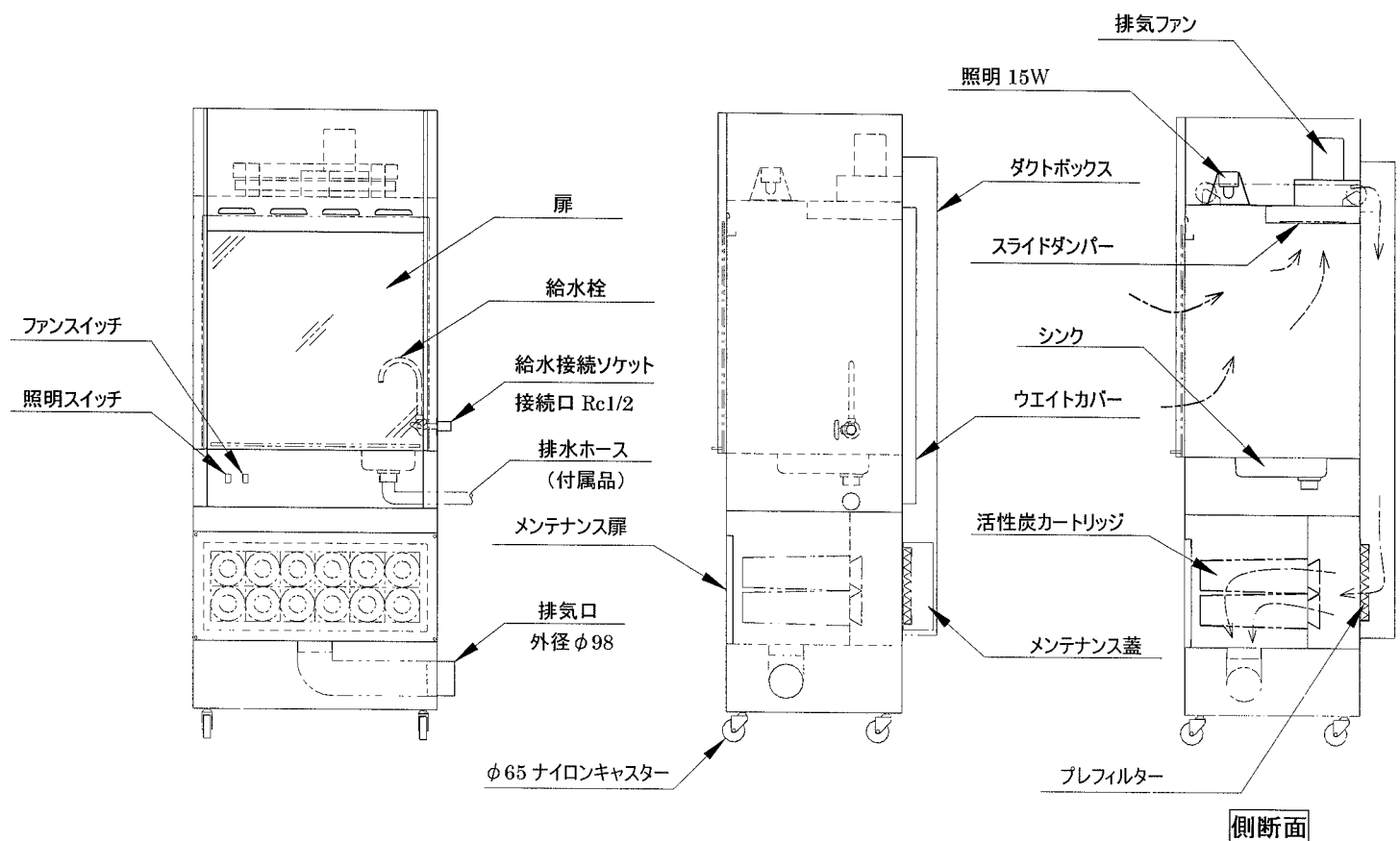

＜設置方法＞

1. 設置上の安全に関する注意の条件を満たす所に本品を置いて、扉の表面保護紙をめくってください。
2. 必要に応じて水道配管または水道ホースを接続口に接続してください。＜給水栓接続について＞参照
3. 蛍光灯の周波数切り替えスイッチを、使用される地域の周波数にセットしてください。（出荷時は 50Hz にセットしてあります。）
4. 右側面下部のダクトジョイントにダクトホースを接続して、室外に導いてください。（本品にダクトホースは付属していません。）
5. 電源プラグ AC100V のコンセントに差し込んでください。

＜給水栓接続について＞

- ①水道配管による給水元栓との配管施工。
- ②付属ホースニップル(ﾀﾞｸﾄ)と市販のビニールホース（内径φ15）による接続の何れかを選択して下さい。

安全のため水道配管による配管施工が確実です。

- ②のビニールホース接続の場合はホースニップル部の締付けとホースバンドの締付け、及びホースの老化による破損を考えて使用終了時は必ず給水元栓を締めて下さい。

＜活性炭カートリッジ、プレフィルターの交換＞

活性炭カートリッジの交換方法

1. プラスドライバーでスクラバーのメンテナンス扉を止めているビスを外して開けてください。
2. プラスドライバーでメンテナンス窓を止めているビスを外し、メンテナンス窓を取り除いてください。
3. 活性炭カートリッジを左（反時計方向）に回し、取り外してください。
4. 新しい活性炭カートリッジを右（時計方向）に回し、取り付けてください。
5. メンテナンス窓を再びビス止めして、メンテナンス扉をビス止めして閉めてください。

プレフィルターの交換方法

1. プラスドライバーでダクトボックス右下のメンテナンス蓋を止めているビスを外して、メンテナンス蓋を取り除いてください。
2. プレフィルターを手前に引出し取り除き、新しいフィルターを差し込んでください。
3. メンテナンス蓋を再びビス止めしてください。

⚠️ お願い	
	・メンテナンス窓、メンテナンス蓋のビスは、強く締め付けてください。

＜お手入れについて＞

清掃は、お湯又は水を硬く絞った柔らかい布で拭いてください。

取れにくい汚れは、中性洗剤を使用し、洗剤の使用後は布で拭きとってください。

 警告	
	・お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
	・清掃する場合は、外装や内部に直接水をかけたりしますと漏電等の事故原因になりますので、絶対にしないでください。
 注意	
	・クレンザー（磨き粉）、シンナー、灯油、酸等、及びこれに類するものは、絶対に使用しないでください。

＜仕様＞

外寸 W×D×H (mm)	700×600×1800
作業面有効内寸 W×D×H (mm)	480×499×724
開口間口寸法 W×H (mm)	620×625
扉	透明塩化ビニール板 バランスウエイト昇降式
庫内照明	15W 蛍光灯
排気ファン能力	排気/7.2m ³ /min(50Hz)、8.0m ³ /min(60Hz) 最大静圧/34mmAq(50Hz)、50mmAq(60Hz)
前面風速	0.5m/sec 以上 (1/3 開口時)
電源	AC100V 50/60Hz

第 5 版 2003 年 10 月作成

 **アズワン株式会社**

■商品についてのお問い合わせは
カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-700-875

FAX 0120-700-763

e-mail q@so.as-1.co.jp

受付時間：午前 9 時～12 時、午後 1 時～5 時 30 分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません