

# 取扱説明書

お買いあげありがとうございます。

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全に、また良好な状態でご使用いただくために、この『取扱説明書』をお読みになって、正しくお使い下さい。



『取扱説明書』をお読みになった後は、お使いになられる方がいつでも見られるところに大切に保管して下さい。また、製品を譲渡されたり、貸与されるときには新しく使用者となられる方が安全で正しい使い方を知るために、この『取扱説明書』を製品本体の目立つところに添付して下さい。

## 超音波洗浄器用仕切り水槽 CSS-6、CSS-7

### 使用方法

- ①仕切り水槽に水を入れてください。
- ②図のように超音波洗浄器のフチに水槽に引っ掛けてください。
- ③取り出すときは“取り出し用取手”を使用してください。

この仕切り水槽を使用することで大型超音波洗浄器の水槽を仕切ることができますので、前処理、脱脂、リンスなど用途が変わるごとに水槽の水を入れ替える必要がなくなります。

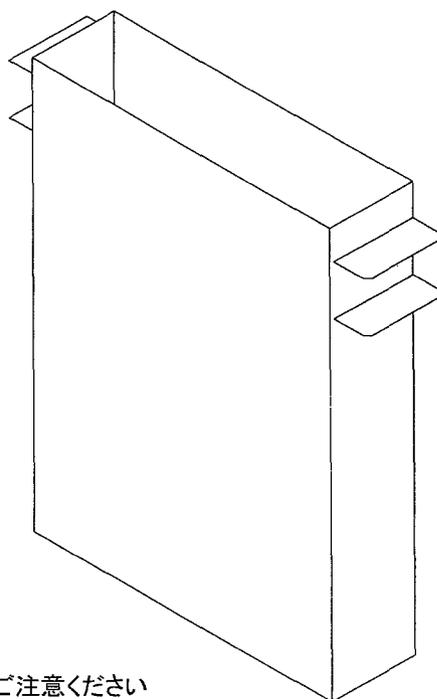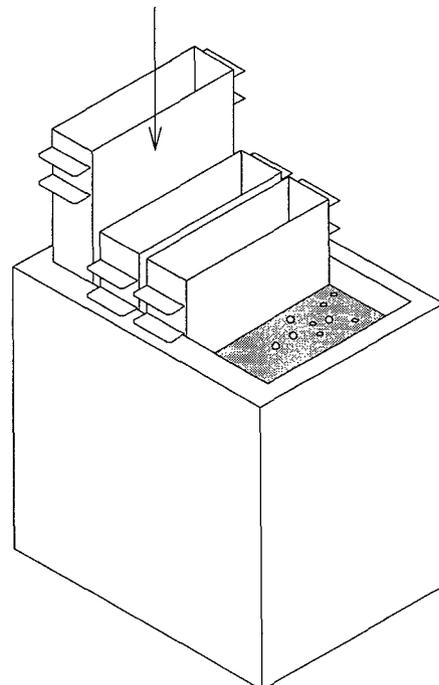

取だし用の取手

引っ掛け

仕切り水槽

洗浄器

※ご注意ください

仕切り水槽の底面は  
超音波洗浄器の底面につかないように  
してください。  
洗浄器の振動子を痛める恐れがあります。

商品に関するお問い合わせは・・・

**アズワン株式会社**

カスタマー相談センター

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分  
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

フリーダイヤル



0120-700-875

FAX 0120-700-763

e-mail q@so.as-1.co.jp

取扱説明書 No. TT20031029  
2003年10月 第一版