

取扱説明書



Instruction Manual

壁掛け乾燥ラック

品番	3-8174-01	3-8174-02	3-8174-03	3-8174-04	3-8174-05	3-8174-06
型番	9640-1040	9640-1050	9640-1060	9640-2040	9640-2050	9640-2060

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
また、お読み頂きました後も大切に保管してください。

各部名称

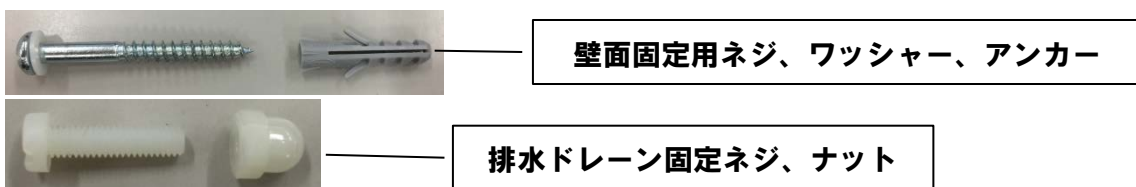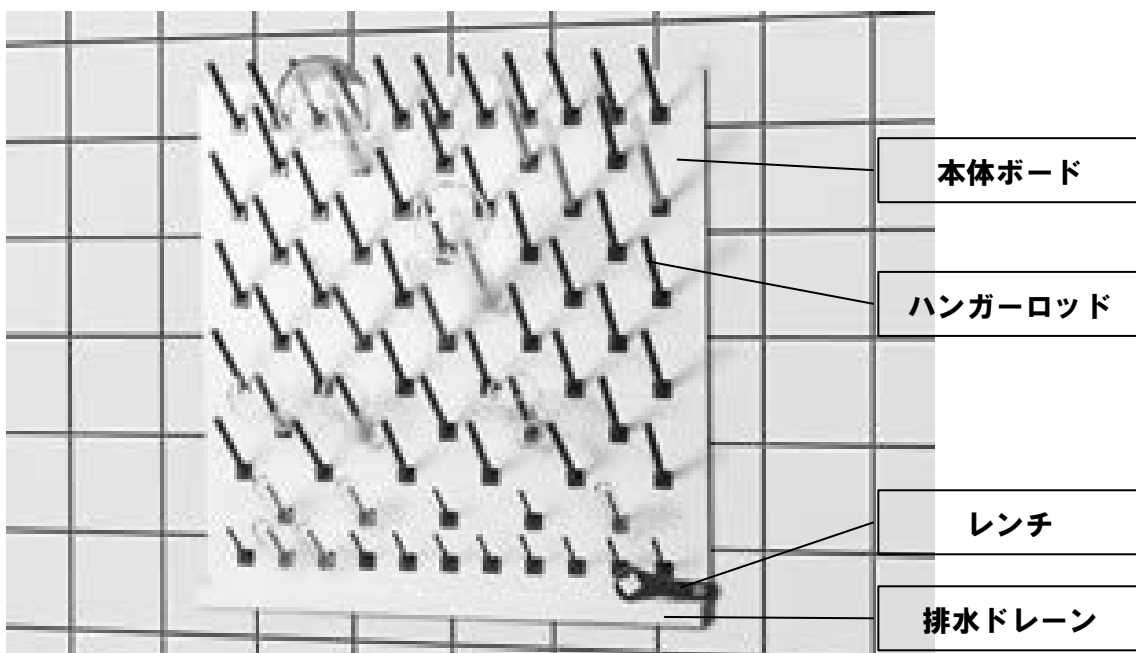

仕様及び同梱物、数量


品番	3-8174-01	3-8174-02	3-8174-03	3-8174-04	3-8174-05	3-8174-06
型番	9640-1040	9640-1050	9640-1060	9640-2040	9640-2050	9640-2060
材質	本体ボード、サイドパネル、排水ドレーン、排水チューブ/PVC、ハンガーロッド、レンチ/PP					
本体ボードサイズ (mm)	400×400	500×500	600×600	400×400	500×500	600×600
ハンガーロッド小	5	10	15	5	10	15
ハンガーロッド中	26	39	56	26	39	56
ハンガーロッド大※	2	4	6	2	4	6
レンチ	1					
壁面固定用ネジ ワッシャー、アンカー	各4					
排水ドレーン固定ネジ、 ナット	-			各3		
排水ドレーン	-			1		
排水チューブ	-			1		

※ハンガーロッド中に被せて使用します。単体での使用はできません。


Made in Germany

組立て・設置方法


1. 本体ボードの保護フィルムを剥がしてください。
2. 右図の様に、排水ドレーンのチューブ接続口をしっかりと押し込み、排水チューブを排水ドレーンに取り付けてください。

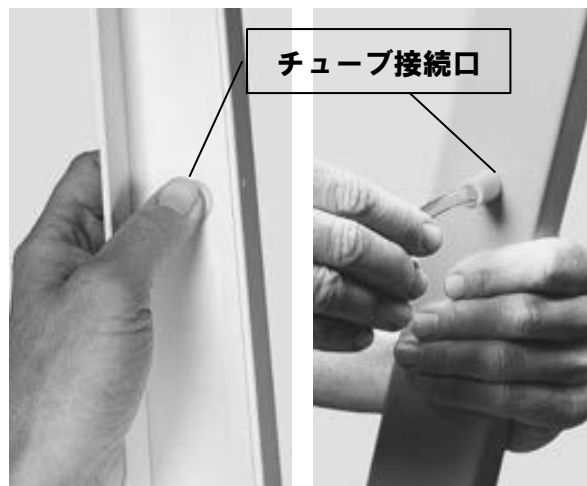

3. 排水ドレーンを、排水ドレーン固定ネジ、ナットを使って本体ボードに固定してください。
4. 壁面固定ネジ、ワッシャー、アンカーを使って、本体ボードの4点を壁面に固定してください。

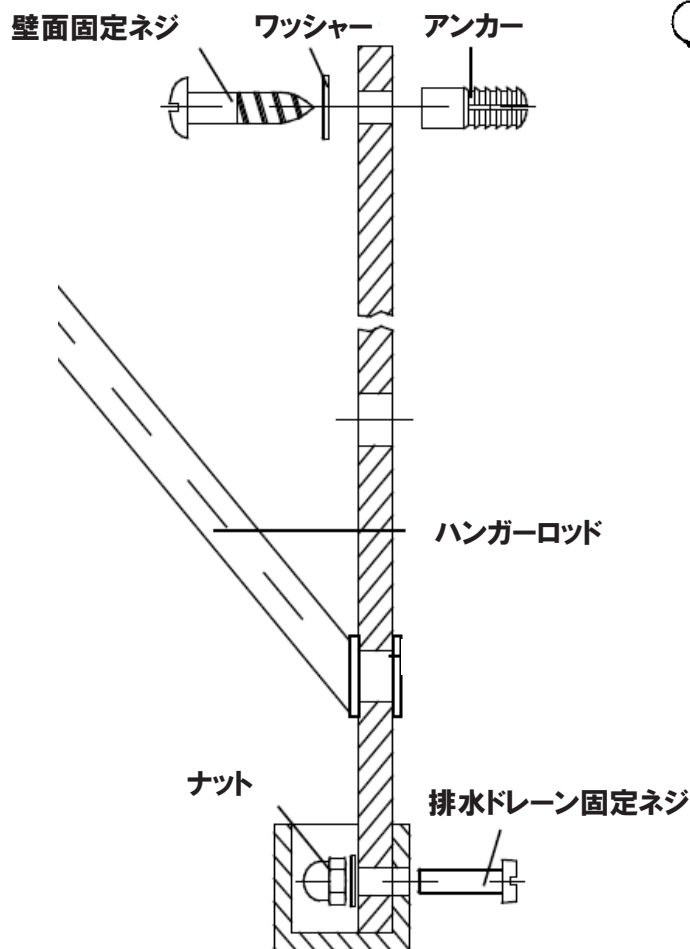

5. レンチを使ってハンガーロッドを本体ボードに固定してください。

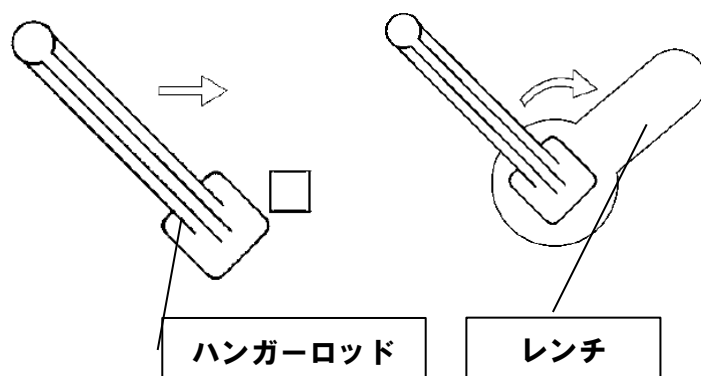

6. ハンガーロッド大をご使用の際は、ハンガーロッド中に被せてご使用ください。



追加部品

	ロッド径×長さ	品番	型番	入数
ハンガーロッド小	φ6×60mm	3-8172-01	9640-0421	10本
ハンガーロッド中	φ10×100mm	3-8172-02	9640-0410	10本
ハンガーロッド大※	φ12×150mm	3-8172-03	9640-0415	10本

※ハンガーロッド中に被せて使用します。単体での使用はできません。

保証規定	保証書																
<ol style="list-style-type: none"> 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。 <ul style="list-style-type: none"> 誤使用、不当な修理・改造による故障。 本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。 火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。 接続している他の機器が原因による故障。 車両・船舶等での使用による故障。 消耗部品、付属部品の交換。 本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。 ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。 本保証書は日本国内においてのみ有効です。 	<p>本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に左記保証規定1に基づく正常な使用状態での故障の節は左記保証規定により修理いたします。</p> <table> <tr> <td>品 名</td><td></td></tr> <tr> <td>品 番</td><td></td></tr> <tr> <td>保 証 期 間</td><td>お買い上げ日より 1年間</td></tr> <tr> <td>お買い上げ日</td><td>年 月 日</td></tr> <tr> <td>お 名 前</td><td>様</td></tr> <tr> <td>ご 住 所</td><td>TEL.</td></tr> <tr> <td>取り扱い店名</td><td>担当者印</td></tr> <tr> <td>住 所</td><td>TEL.</td></tr> </table>	品 名		品 番		保 証 期 間	お買い上げ日より 1年間	お買い上げ日	年 月 日	お 名 前	様	ご 住 所	TEL.	取り扱い店名	担当者印	住 所	TEL.
品 名																	
品 番																	
保 証 期 間	お買い上げ日より 1年間																
お買い上げ日	年 月 日																
お 名 前	様																
ご 住 所	TEL.																
取り扱い店名	担当者印																
住 所	TEL.																

 **アズワン株式会社**

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

TEL 0120-700-875

FAX 0120-700-763

問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

修理・校正についてのお問い合わせは

修理窓口

TEL 0120-788-535

FAX 0120-788-763

問合せ専用E-mail repair@so.as-1.co.jp

受付時間:午前9時～午後5時30分まで
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません